



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
72336 Balingen-Frommern  
Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0  
FAX +0049-[0]7433-9933-149  
✉ info@kern-sohn.com

# Installationsanleitung Stativ

## KERN BFS

Typ BFS A07

Version 1.2  
2024-08  
D



BFS-A07-IA-2412



**Stative**  
Version 1.2 2024-08  
**Installationsanleitung**

---

---

Inhaltsverzeichnis

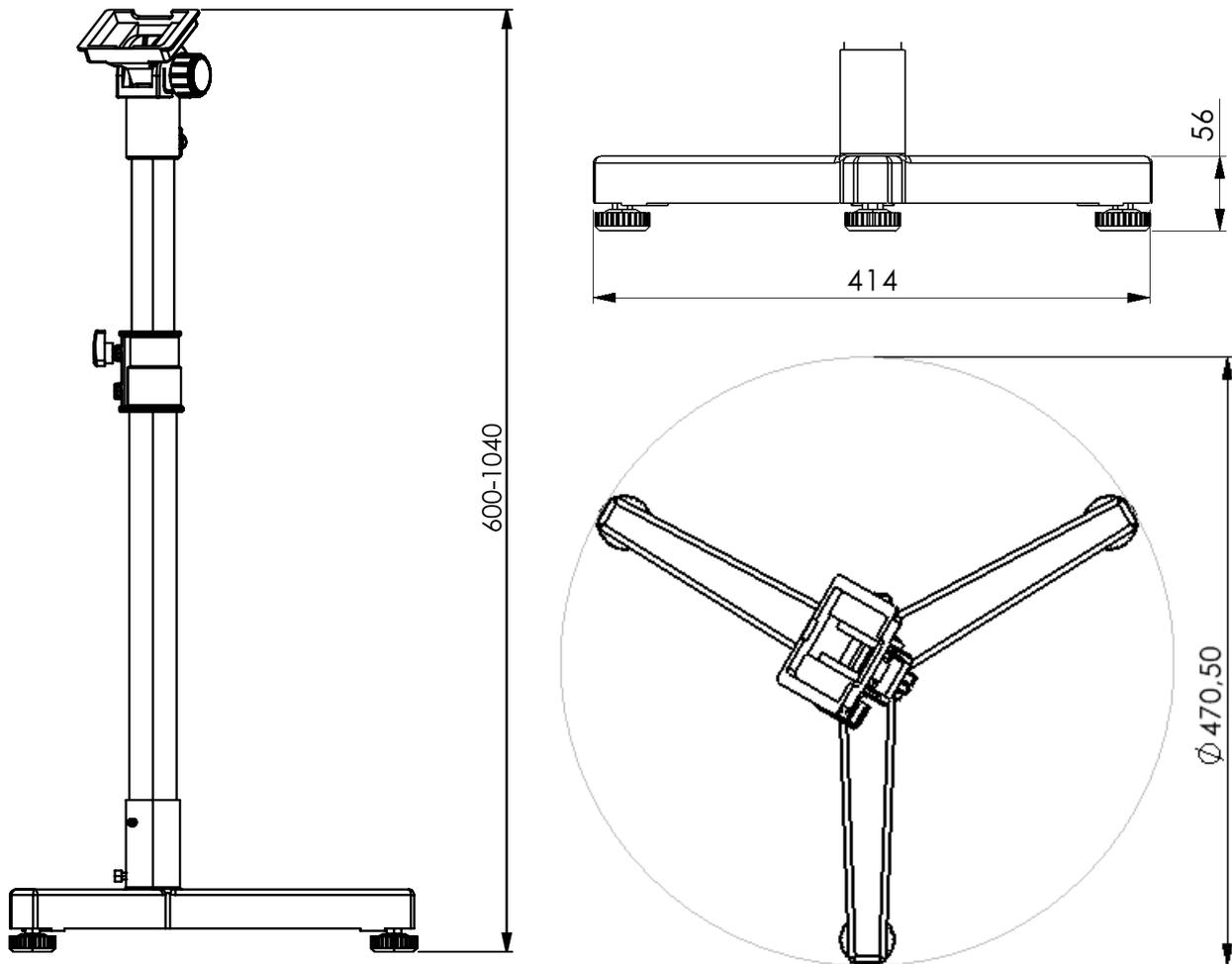
<b>1</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>3</b>
1.1	Abmessungen .....	3
<b>2</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Installation .....</b>	<b>6</b>

# 1 Technische Daten




<b>KERN</b>	<b>BFS-A07</b>
Stativhöhe (mm)	600-1040








## 1.1 Abmessungen

- Maße in mm



## 2 Lieferumfang

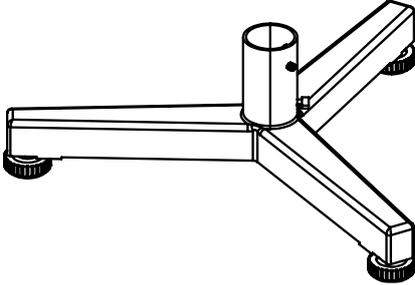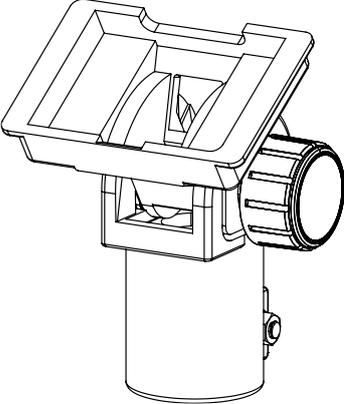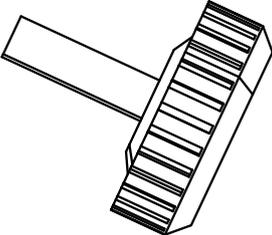
 <p><b>A</b> Stativfuß 1 x</p>	 <p><b>B*</b> Stativrohr unten 1 x</p>	 <p><b>C</b> Halter für Anzeigegerät 1 x</p>
 <p><b>D*</b> Stativrohr oben 1 x</p>	 <p><b>E</b> Halterung Anzeigegerät 1 x</p>	 <p><b>F</b> Fußschrauben 4 x</p>

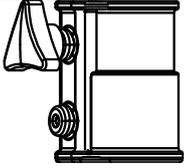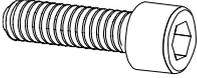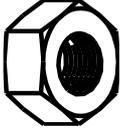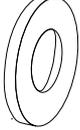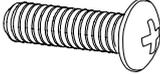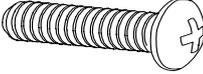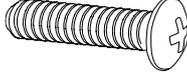 <p><b>G*</b></p> <p>Rohrverbinder</p> <p>1 x</p>	 <p><b>S1</b></p> <p>M6 x 20</p> <p>1 x</p>	 <p><b>S2</b></p> <p>M8 Mutter</p> <p>4 x</p>
 <p><b>S3</b></p> <p>Unterlegscheibe</p> <p>1 x</p>  <p><b>S7</b></p> <p>M4 x 10</p> <p>4 x</p>	 <p><b>S5</b></p> <p>M7 x 10</p> <p>1x</p>  <p><b>S8</b></p> <p>M6 x 10 Madenschraube</p> <p>2 x</p>	 <p><b>S6</b></p> <p>M5 x 16</p> <p>3 x</p>

B, D und G werden in vormontiertem Zustand geliefert.


### 3 Installation

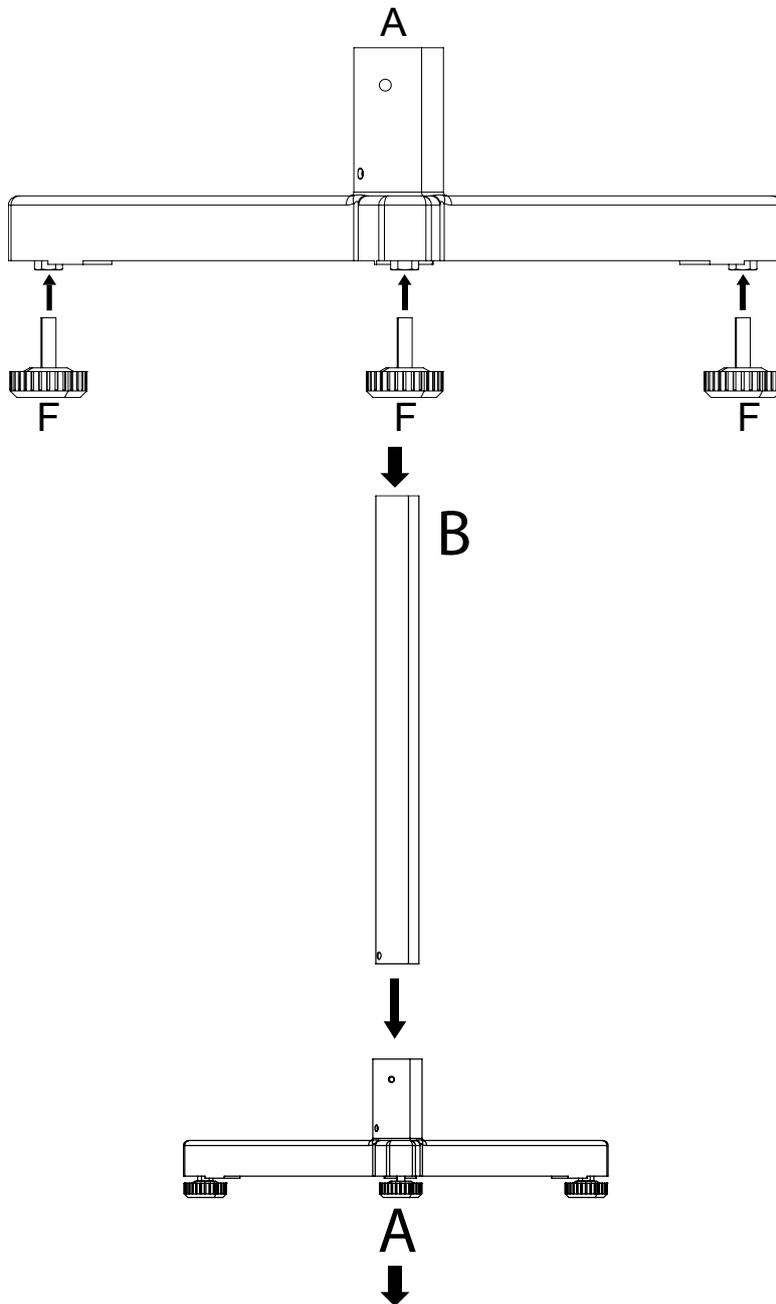Durchführung:




⇒ Fußschrauben in den Stativfuß eindrehen

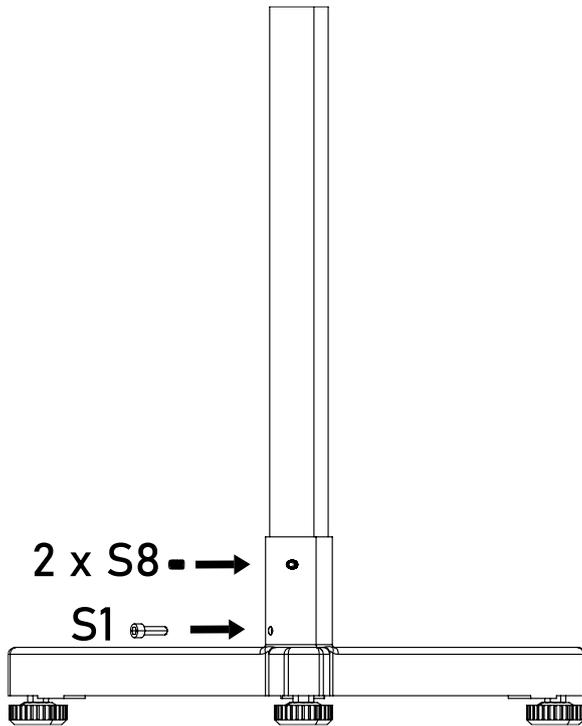
⇒ Das untere Rohr (B) in den Stativfuß einsetzen



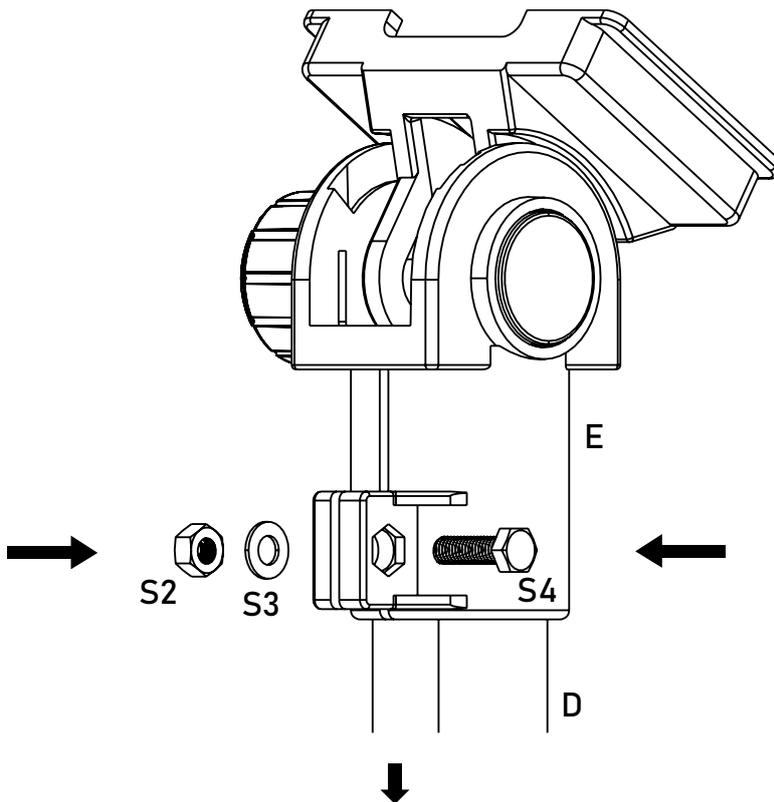⇒ Das Rohr mithilfe der Schrauben fixieren



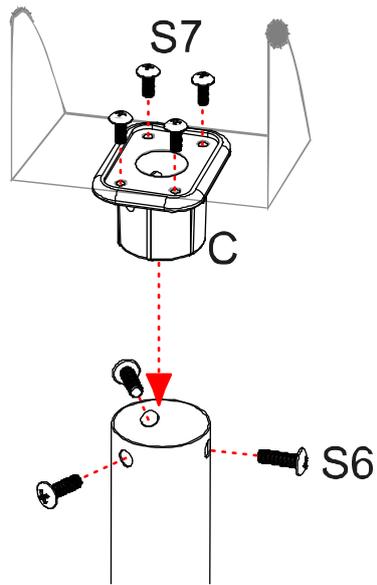⇒ Halter (**E**) für das Anzeigergerät in das obere Ende des Stativrohrs (**D**) stecken und mit der Schraube (**S4**) befestigen. Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Unterlegscheibe (**S3**) und der Mutter (**S2**) kontern



- ⇒ Adapter **(C)** für das Anzeigegerät in das obere Ende des Stativrohrs **(D)** stecken und mit den Schrauben **(S6)** befestigen.
- ⇒ Das Anzeigegerät mit den Schrauben **(S7)** am Halter für das Anzeigegerät befestigen.