



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)


Tel: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Installationsanleitung Schnittstelle

## **KERN KFN-A01**

Version 1.1  
02/2013  
D

KFN-A01-IA-d-1311

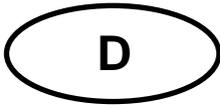


## KERN KFN-A01

### Installationsanleitung Schnittstelle

#### Einbau der Schnittstelle KFN-A01 an das Terminal KFN-TM




An der Rückseite des Terminals  
Schrauben entfernen

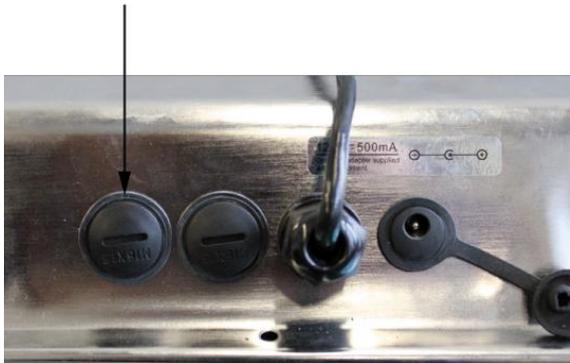


Abdeckung entfernen




Schnittstellenkabel durch die Öffnung  
am Terminal führen

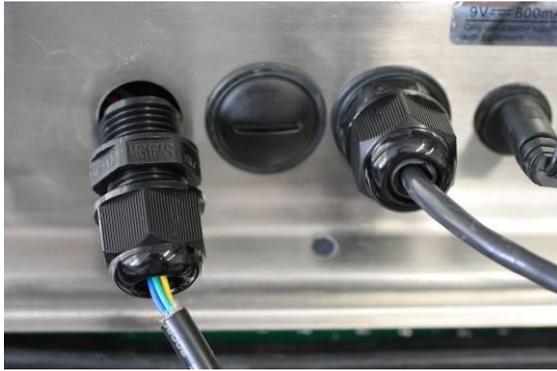

Kabel an Terminal festdrehen

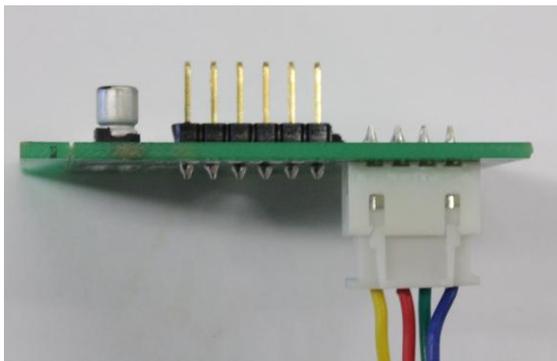



Kabel in RS-232-Platine einstecken

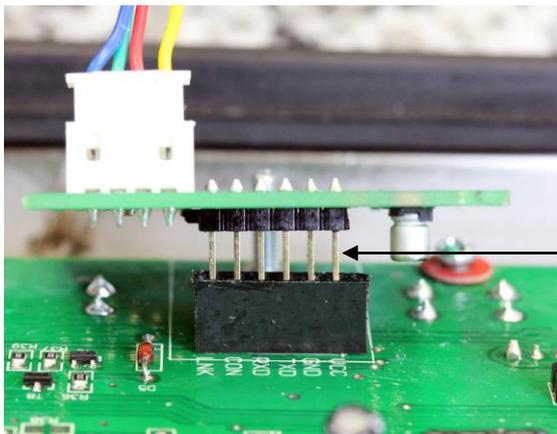


RS-232-Platine in Haupt-Platine einstecken

auf Pinbelegung achten!

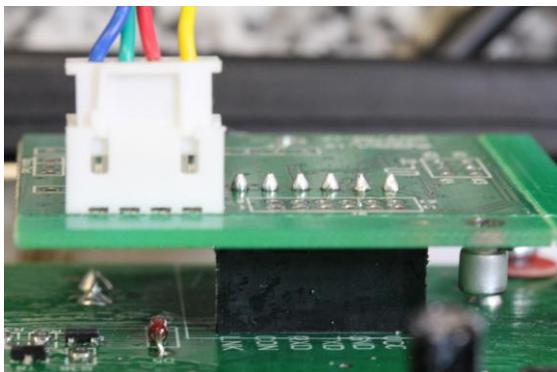

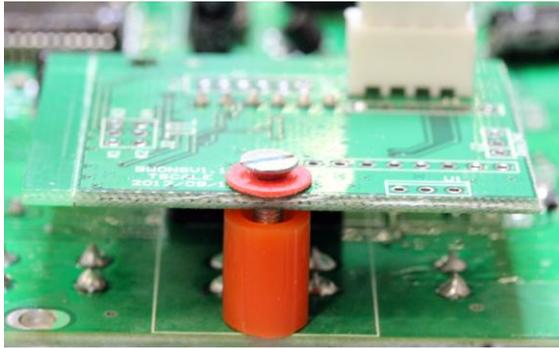

Schraube mit Abstandshalter eindrehen

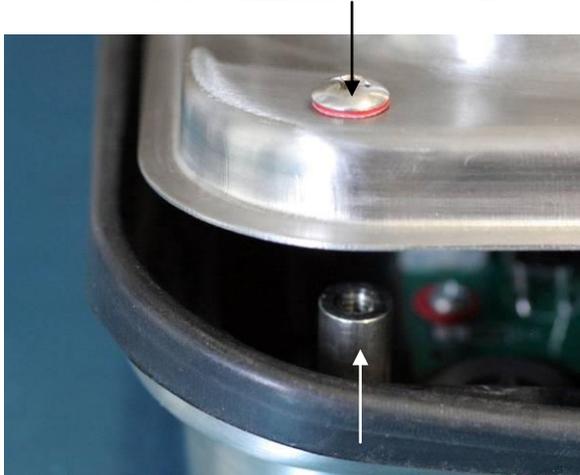

Schrauben an der Rückseite wieder eindrehen



Kabel (1,5 m) für Anschluß an Drucker/PC zusammenstecken und verriegeln