



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installatie instructie signallamp

KERN CFS-A03

Versie 1.5

2025-06

nl




CFS-A03-IA-nl-2515

Configuratie

Het signaleerlampje **CFS-A03** kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Men dient daarvoor als volgt te handelen:

Om aansluitingen te vervangen de 4 schroeven van onderbouwplaat losmaken en onderbouwplaat afnemen.

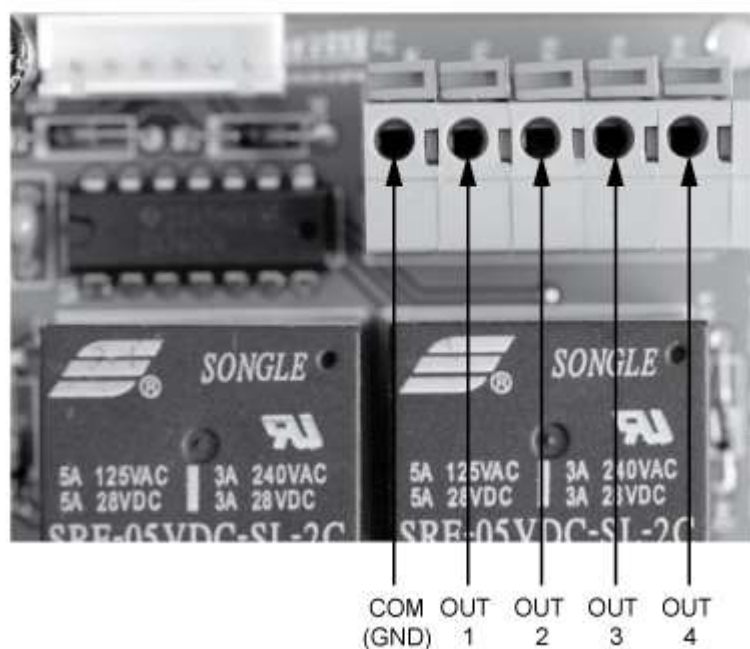

De aansluiting “COM” (GND) niet vervangen!

Model GAB		Modellen KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Zwart	COM (GND)	Zwart
OUT 1	Geel	OUT 1	Geel
OUT 2	----	OUT 2	Rood
OUT 3	Rood	OUT 3	Groen
OUT 4	Groen	OUT 4	----
Modellen KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Zwart	
OUT 1		Groen	
OUT 2		Rood	
OUT 3		Geel	
OUT 4		----	