

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-32**

Data: 18.03.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-32
Count






EasyTouch Count – Funzione contapezzi

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI

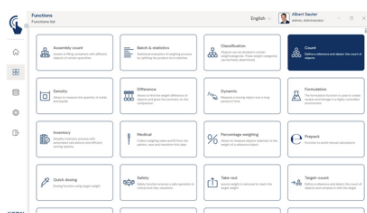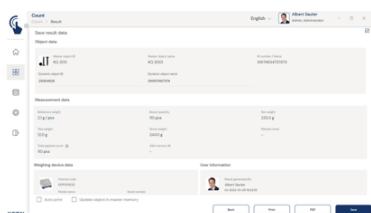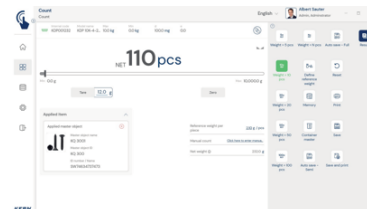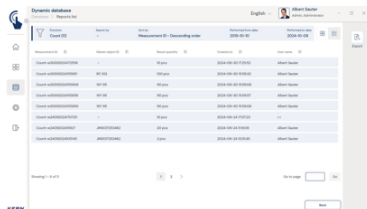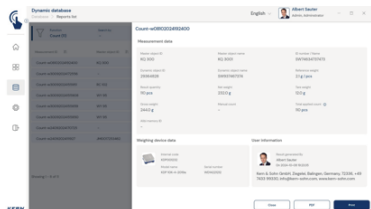

ITALIANO

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Inserire il peso di riferimento: Il peso di riferimento può essere definito in vari modi. In genere, la determinazione avviene posizionando la quantità di riferimento contata e dividendola per uno dei numeri di riferimento predefiniti (tasto REF) o posizionando una quantità di riferimento individuale e dividendola per il numero di riferimento inserito individualmente. Un'altra possibilità è quella di selezionare un oggetto dalla memoria dei dati anagrafici con un peso di riferimento memorizzato. È possibile anche l'inserimento manuale. Il peso di riferimento può essere inserito con un numero qualsiasi di cifre decimali. Ciò significa che è possibile utilizzare pesi di riferimento determinati su bilance di precisione, ad esempio.
- Memoria centrale dati base: Gli oggetti da contare possono essere registrati nella memoria del sistema con peso di riferimento, tara, nome, numero ID ecc. Così non è necessario inserire ogni volta il peso di riferimento daccapo, bensì lo si può comodamente recuperare dalla memoria. Nella memoria dati base è possibile archiviare anche un possibile valore della tara per l'imballaggio consueto, la scatola o il contenitore, nel quale normalmente si trova l'oggetto e detto valore della tara sarà poi automaticamente detratto dal risultato di pesata (Pre Tare)
- Flusso di lavoro altamente efficiente grazie alla manutenzione dei dati master
 - Selezione dell'oggetto da contare dalla memoria dei dati base (ad es. mediante scansione di un codice a

barre)

- Posizionamento delle quantità da contare nel contenitore tara sulla bilancia
- Lettura del risultato del conteggio (ed eventuale salvataggio) - fatto! Rispetto alle bilance contapezzi tradizionali, non è necessario pesare e calcolare il peso di riferimento in modo dispendioso in termini di tempo - si risparmia tempo denaro!
- La creazione o la modifica dei dati anagrafici, ad esempio i pesi di riferimento, possono essere salvati a prova di manomissione nella memoria dati dinamica con marcatura temporale e utente responsabile (Data Traceability). Così si rende altamente chiaro a quanto risalga un valore memorizzato del peso di riferimento e se questo valore necessita di essere aggiornato. Il nuovo calcolo del valore del peso di riferimento può essere semplicemente e comodamente aggiornato da un conteggio pezzi nella memoria dei dati base
- Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Funzione stampa da PC e funzione scansione codice a barre: Tramite KERN EasyTouch in ambiente Windows® oppure Android™ è possibile sfruttare appieno l'infrastruttura di PC/tablet e accessori. In particolare le stampanti standard per Windows e le stampanti per etichette per PC possono stampare grandi certificati di conteggio o etichette adesive compatte con il risultato del conteggio, a seconda delle preferenze individuali impostate
- Funzione sistema di conteggio: Grazie alla possibilità di collegare qualsiasi bilancia all'EasyTouch e al supporto di diverse bilance nella funzione contapezzi, è possibile mettere in funzione un sistema di conteggio. Ad esempio, EasyTouch Count può essere utilizzata con una bilancia di precisione per determinare con precisione il peso di riferimento degli oggetti di riferimento più piccoli e con una bilancia a piattaforma per il conteggio di grandi quantità dell'oggetto di riferimento. Entrambe le bilance possono essere omologate. Nel sistema di conteggio EasyTouch i componenti del sistema di conteggio possono essere scelti a piacimento
- Protezione con ID: Consente di salvare ogni risultato di pesata pesato e memorizzato con un numero ID (Dynamic Object ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object Name). Il salvataggio può avvenire in modo semiautomatico o completamente automatico e sempre dopo aver scaricato e caricato nuovamente la bilancia. Ciò significa che l'utente non deve premere nessun tasto per il salvataggio delle misure e può lavorare in modo efficiente

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile
- Target Count: Questa funzione automatica Fill-to-target consente di inserire un numero di pezzi target. Quando ci si avvicina al numero di pezzi target e al suo raggiungimento viene emesso un segnale acustico e ottico. Perfetto ad es. per attività di preparazione ordini, KERN SET-33

- **Checkweighing in pezzi:** Questa funzione consente di pesare nell'intervallo di tolleranza, tuttavia con indicazione del risultato in pezzi invece che in g, kg. In questa funzione è possibile definire un valore limite inferiore e superiore in pezzi. A seconda del risultato del conteggio all'interno o al di fuori dell'intervallo di tolleranza, il sistema darà un altro segnale, KERN SET-31
- **Conteggio preciso:** L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario

Informazioni sulla licenza

- **La licenza include:** Una licenza può funzionare in modo contemporaneo e indipendente su un massimo di quattro terminali (PC, laptop, tablet)
- **Utenti:** Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- **Bilance:** Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance
- **Comunicazione bilance-terminale:** La(le) bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-32
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1360457
Modello precedente	SET-32-2021a
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option



SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-35	KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count