



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Niemcy

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Instrukcje instalacji Statywy

KERN DS, CDS

Typ TDS-A04-B
TDS-A05-B

Wersja 1.0
2025-03
PL



TDS-A04-B_TDS-A05-B-IA-pl-2510



Statywy
Wersja 1.0 2025-03
Instrukcje instalacji

Spis treści

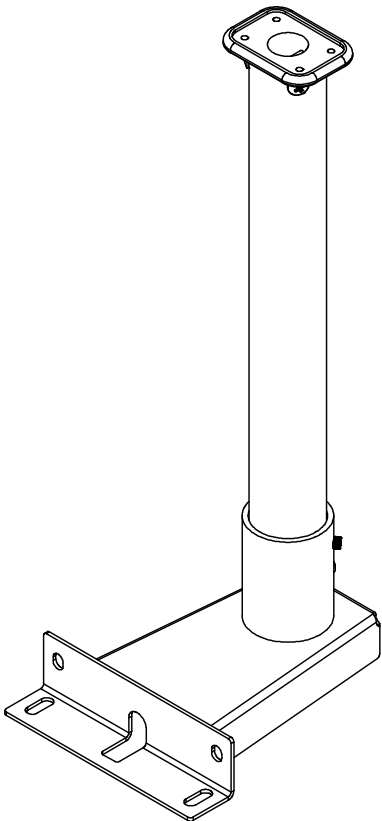
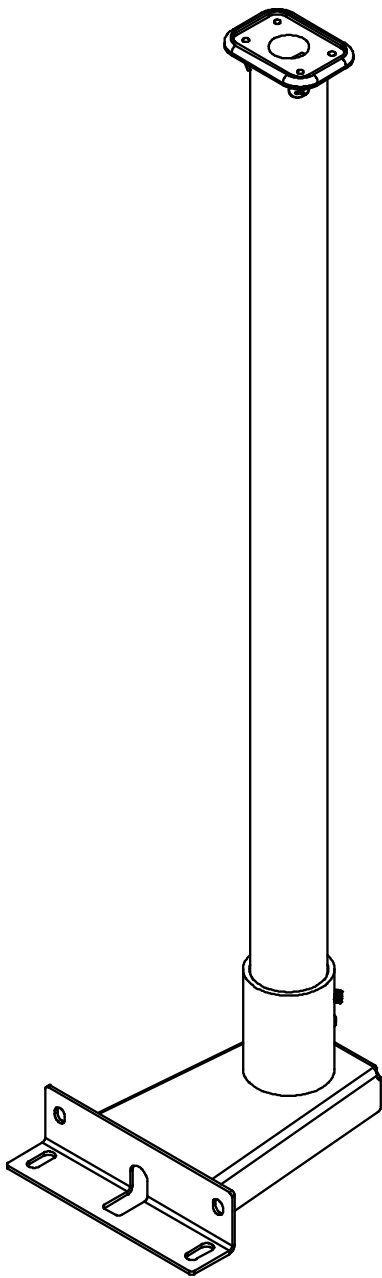
1	Dane techniczne	3
1.1	Wymiary	3
2	Zakres dostawy	6
3	Instalacja.....	7
4	Dodatek	10

1 Dane techniczne




KERN	TDS-A04-B	TDS-A05-B
Wysokość statywu (mm)	330	600

1.1 Wymiary




- Wymiary w mm
- Rysunki na następnej stronie
- Rysunek płyty adaptera na końcu dokumentu

Modele o długości 330 mm	Modele o długości 600 mm
	







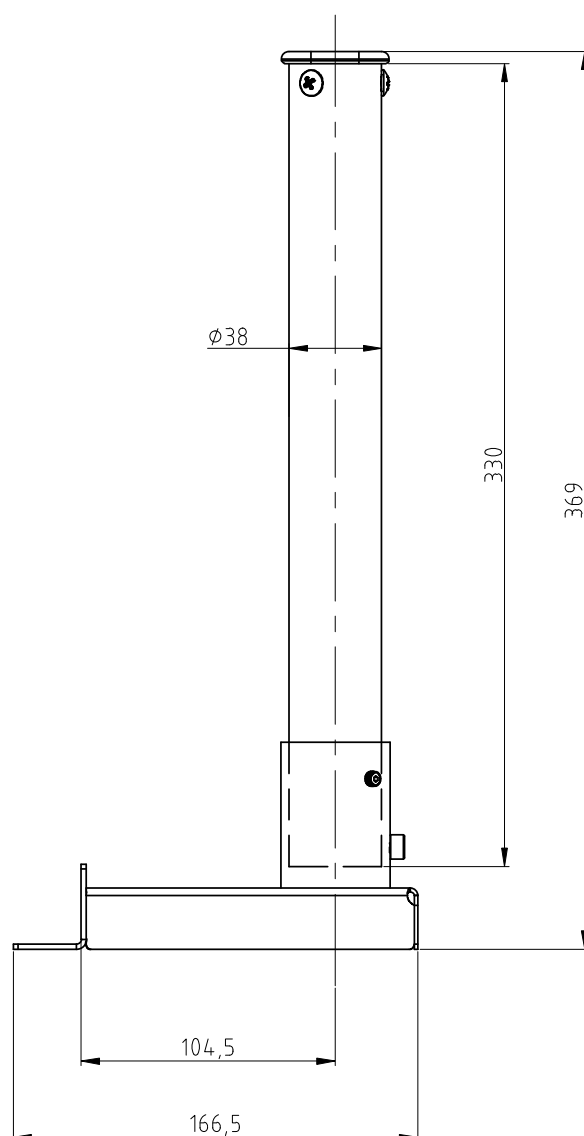
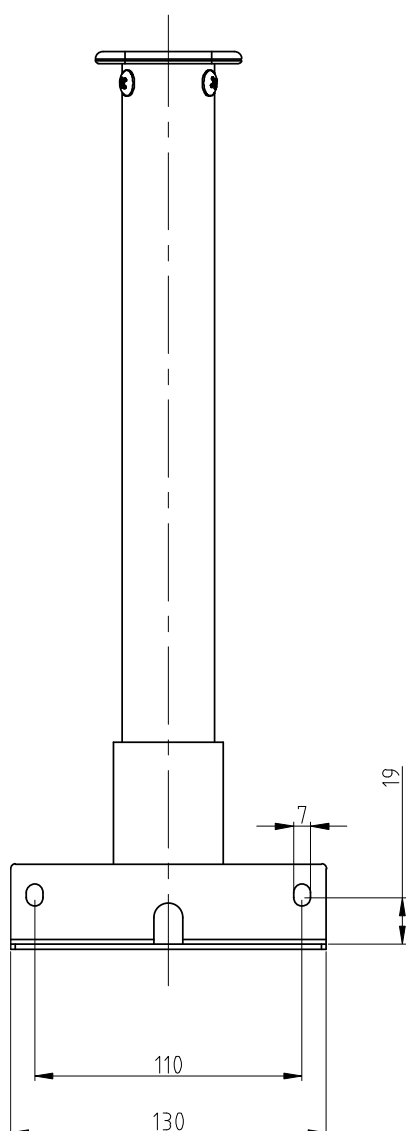
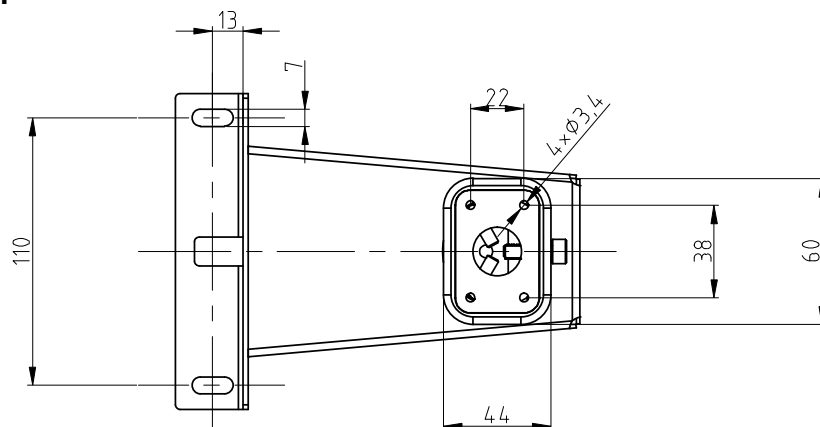
Modele o długości 330 mm:



Modele o długości 600 mm:

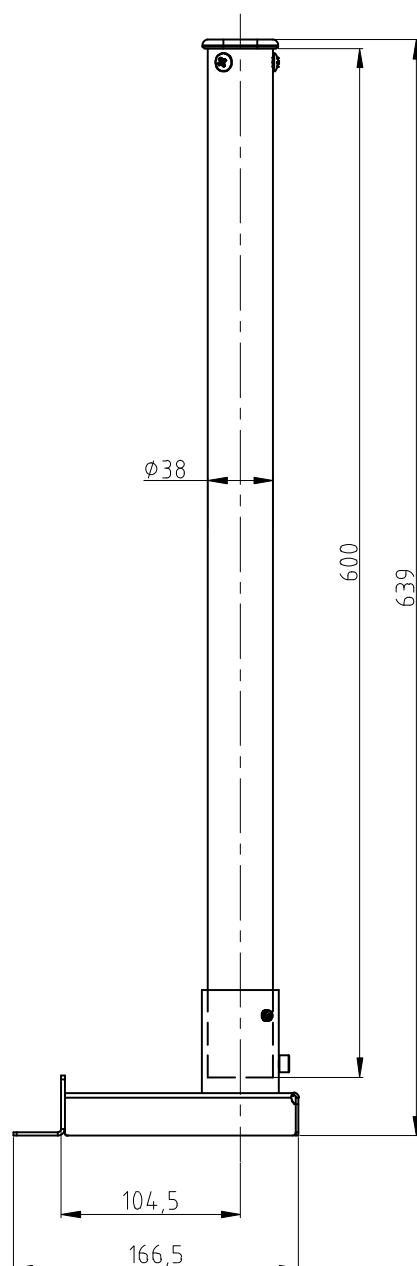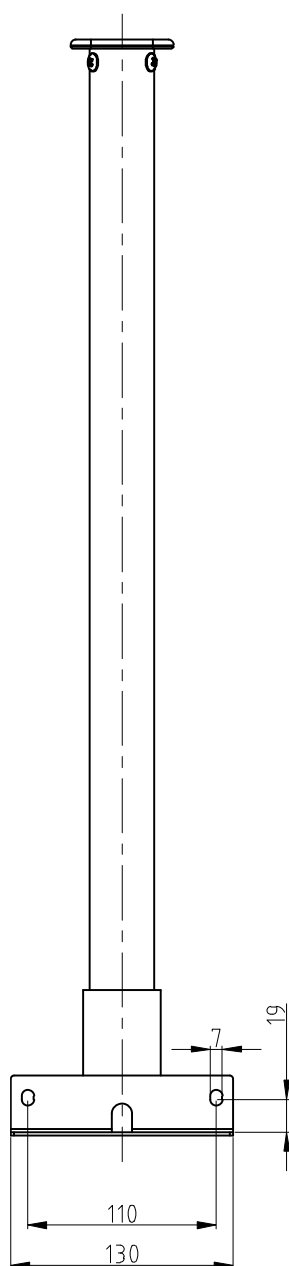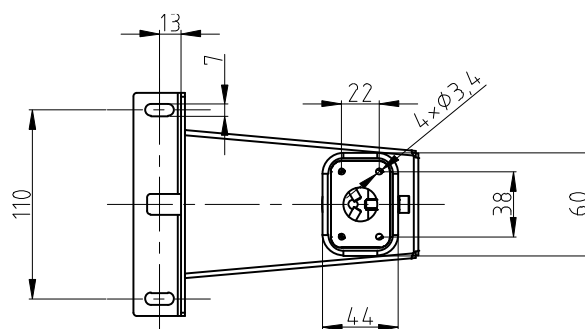

2 Zakres dostawy

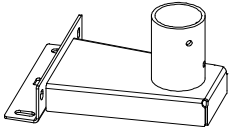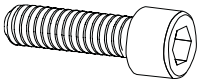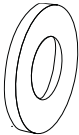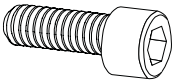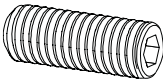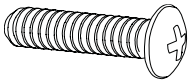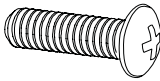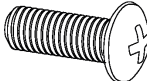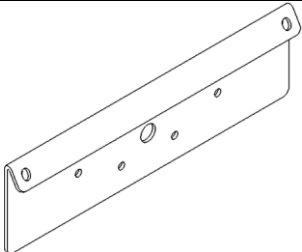
 A Podstawa statywu 1 x	 B Rurka statywu 1 x	 C Adapter 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Podkładka sprężysta 4 x	 S3 Spryskiwacz 4 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M5 x 16 3 x
 S7 M4 x 10 4 x	 S8 M4 x 6 2 x	 S9 Płyta adaptera 1 x

3 Instalacja

Przymocuj podstawę statywu do platformy:


1. Umieść podstawę stojaka (**A**) na środku nad otworami z boku platformy.
2. Najpierw umieść podkładkę sprężystą (**S2**), a następnie podkładkę (**S3**) na śrubie (**S1**) (4 x).
3. Dokręć podstawę statywu.

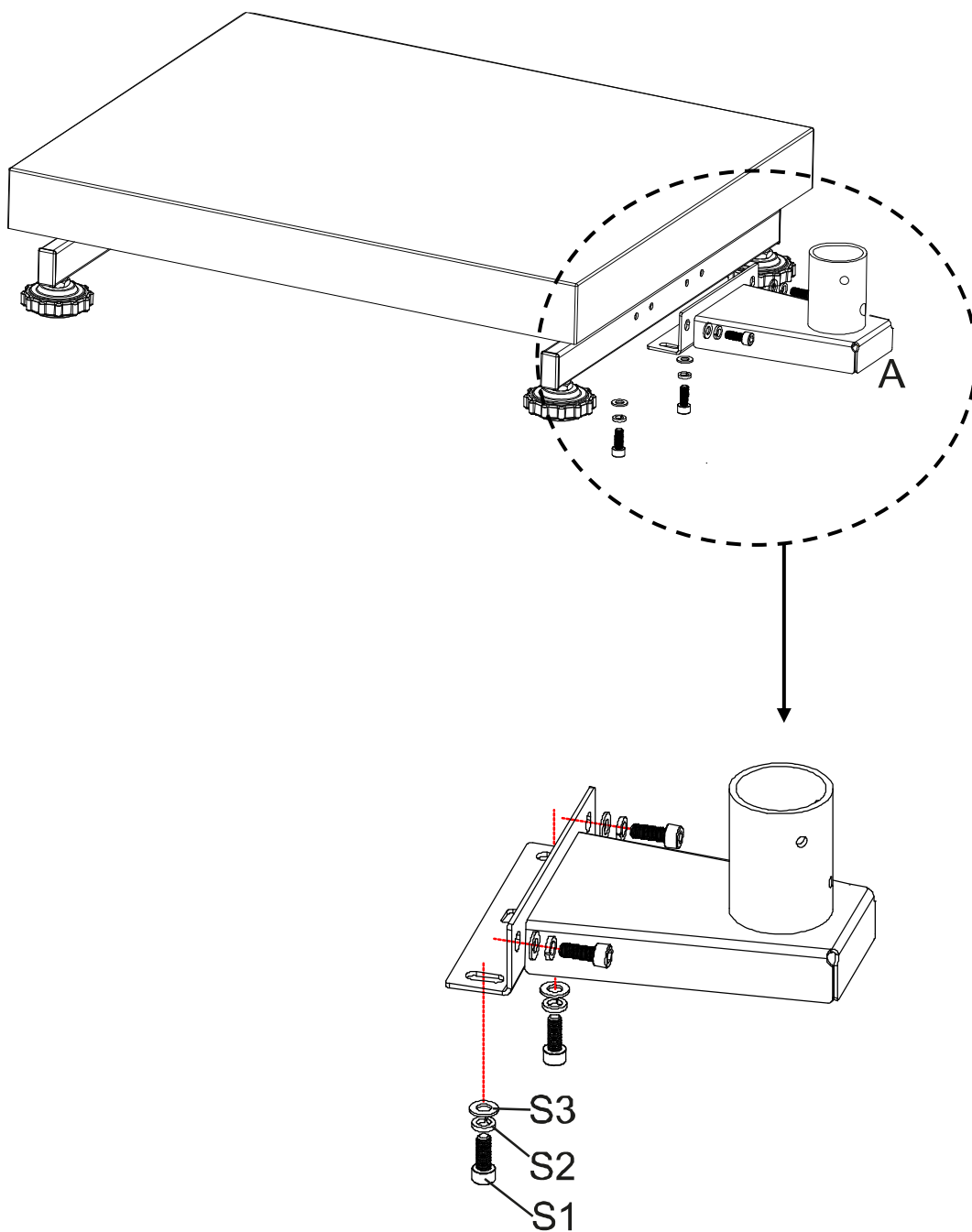Upewnij się, że nie przytrzaśniesz ani nie uszkodzisz żadnych kabli.




Przymocuj rurkę statywu do podstawy statywu:

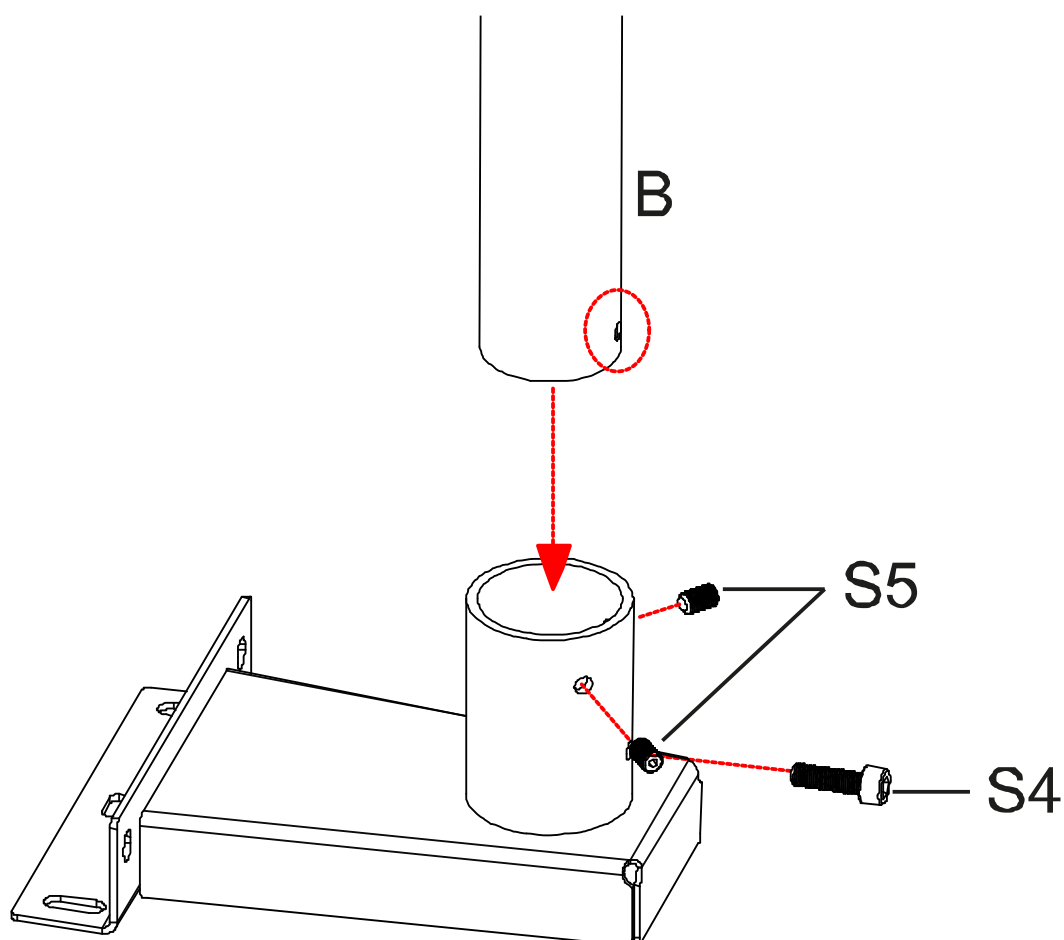4. Odkręć śruby **S4** i **S5** od rury podstawy.
5. Włóż rurkę statywu (**B**) do podstawy statywu. Upewnij się, że otwór w rurce statywu pasuje do otworu **S4**.
6. Ponownie wkręć śruby **S5** i zamocuj rurę podstawy za pomocą śruby **S4**.



Przymocuj wyświetlacz do rury podstawy:

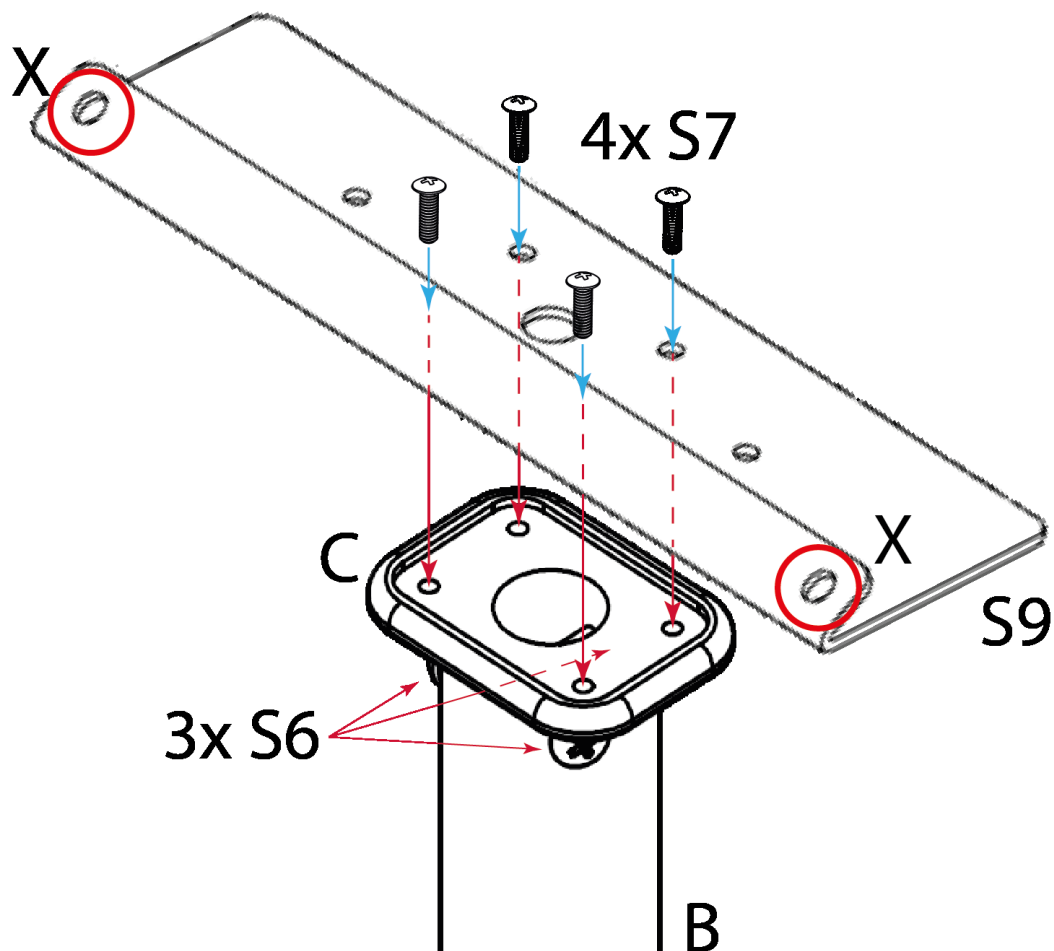7. Włóż adapter (C) do rury stojaka (B) i przykręć go śrubami S6.
8. Przymocuj płytę adaptera S9 do uchwyty wyświetlacza za pomocą śrub S7.



9. Przykręć wyświetlacz do otworów X za pomocą śrub S8.

4 Dodatek

