



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Correo electrónico:
info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instrucciones de instalación Interfaz

KERN KFN-A01

Versión 1.1
02/2013
E

KFN-A01-IA-s-1311



KERN KFN-A01

Versión 1.1 02/2013

Instrucciones de instalación

Montaje del cable interfaz KFN-A01 al terminal KFN-TM




Quitar los tornillos del lado trasero del terminal




Quitar la tapa




Pasar el cable del interfaz a través de la abertura del terminal

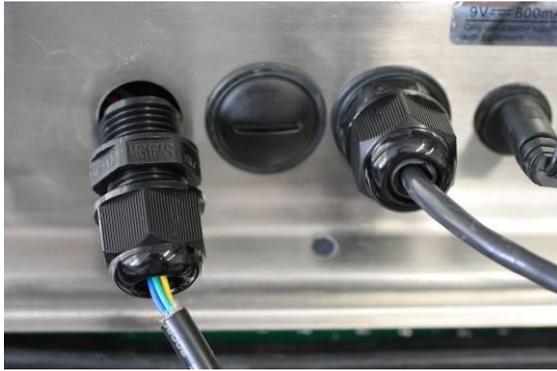

Enroscar firme el cable en el terminal

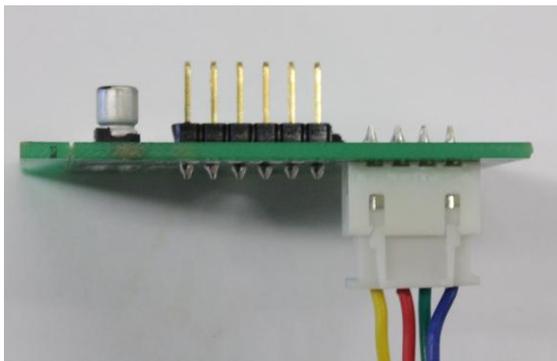


Enchufar el cable en la placa de circuitos impresos RS-232

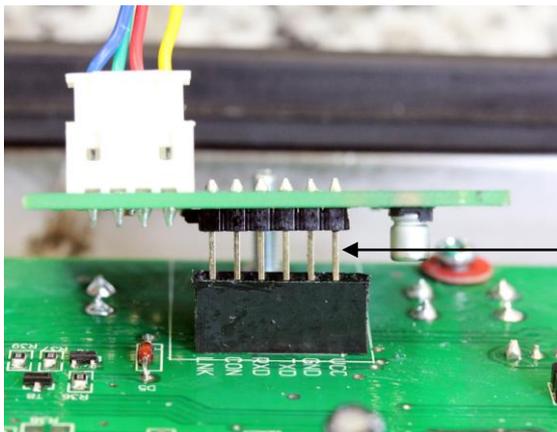


Enchufar la placa de circuitos impresos RS-232 en la placa principal de circuitos impresos

¡Observar la asignación de pines!

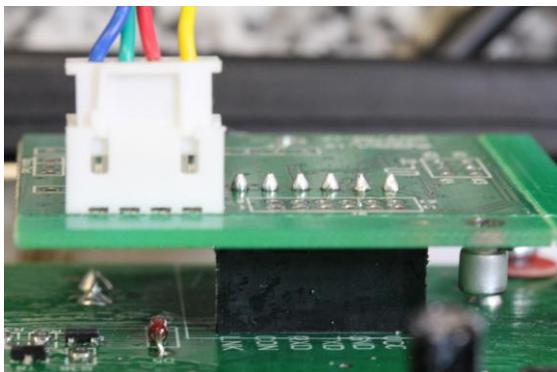



Enroscar el tornillo con distanciador

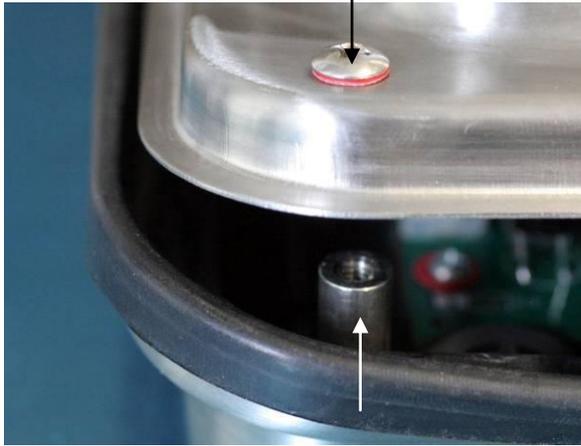

Volver a entornillar los tornillos del lado trasero



Conectar el cable (1,5) m a la impresora/PC y bloquear.