



## **KERN & Sohn GmbH**

Briqueterie 1  
D-72336 Balingen  
Courrier électronique :  
[info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tél : +49-[0]7433- 9933-  
0  
Télécopieur : +49-  
[0]7433-9933-149  
Internet : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Guide d'installation Trépied

## **KERN IFB-A01 / A02**

Version 1.3  
2025-06  
fr



IFB-A01-A02-IA-f-2513



**Trépied**  
Version 1.3 2025-06  
**Guide d'installation**

---

---




Table des matières

<b>1</b>	<b>Données techniques .....</b>	<b>3</b>
1.1	Dimensions.....	4
<b>2</b>	<b>Contenu de la livraison .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Installation .....</b>	<b>7</b>




## 1 Données techniques

<b>KERN</b>	<b>IFB-A01</b>	<b>IFB-A02</b>
Hauteur du trépied (mm)	330	600
Pour les dimensions de la plate-forme (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500





**1.1 Dimensions**  
**Modèles avec 330 mm :**

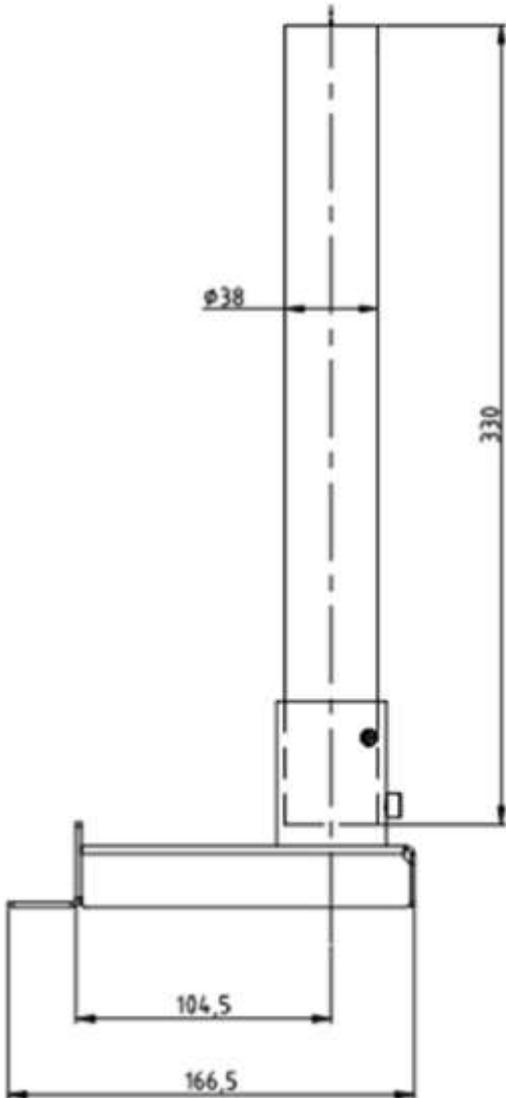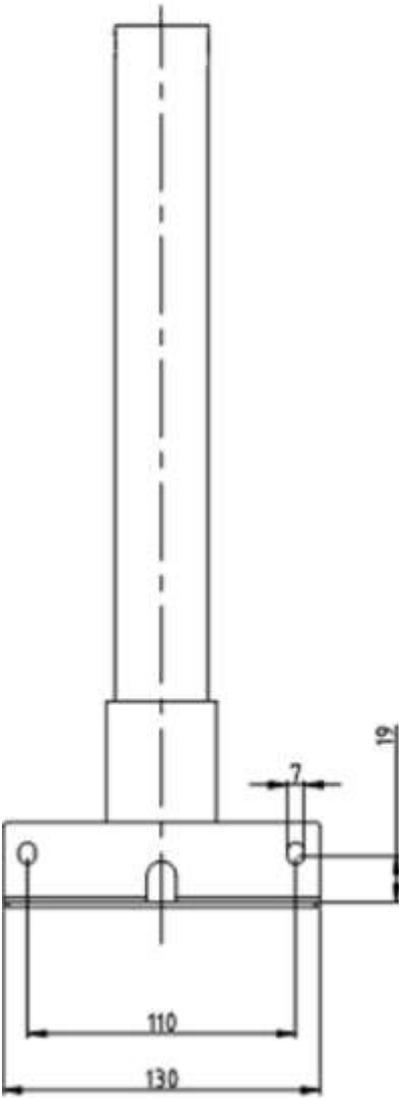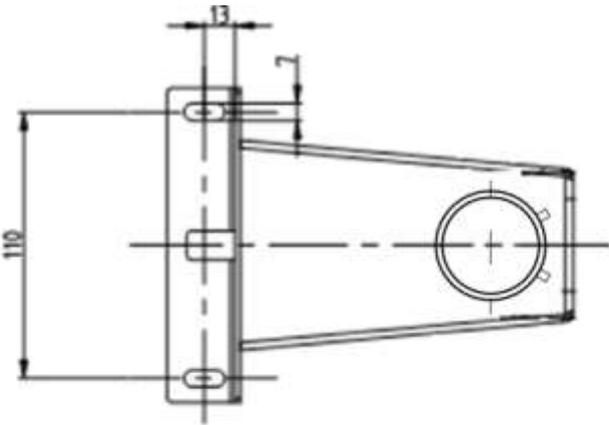

Modèles de 600 mm :

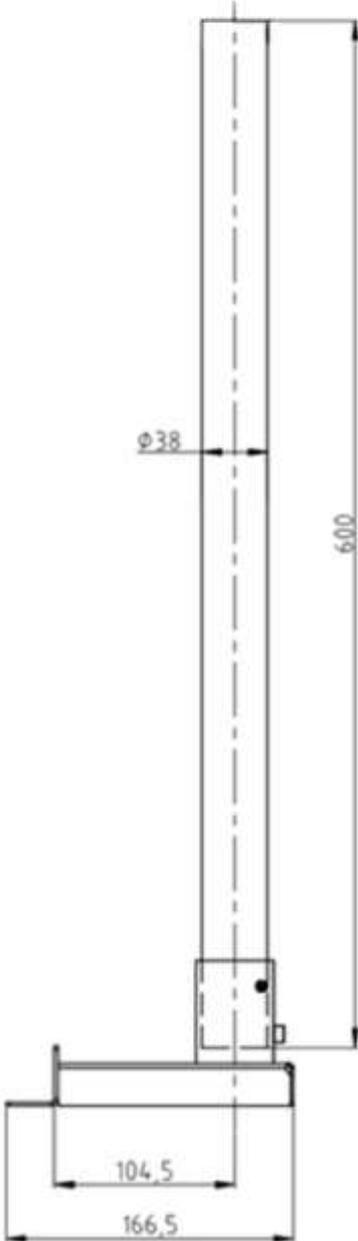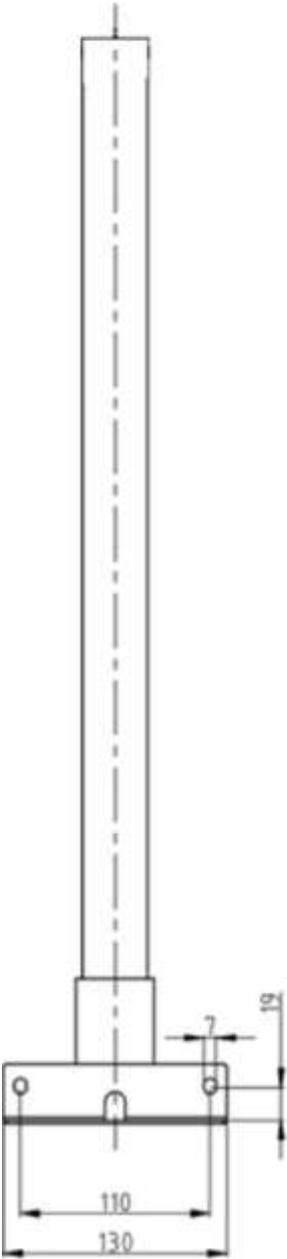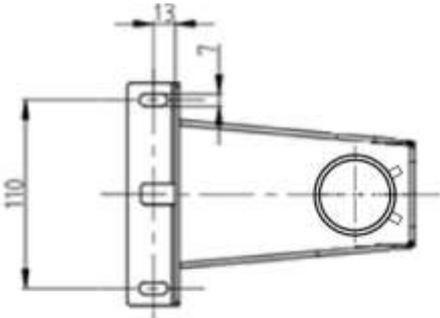

## 2 Contenu de la livraison

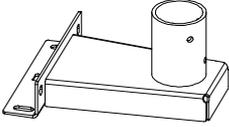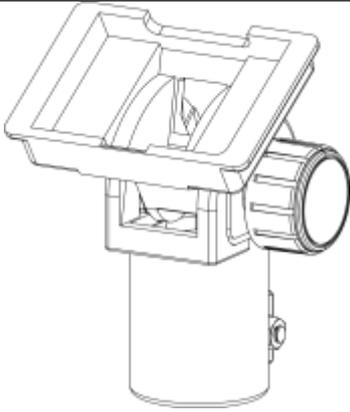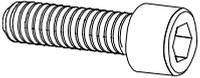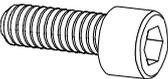 <p><b>A</b> Pied de trépied 1 x</p>	 <p><b>B</b> Tube du trépied 1 x</p>	 <p><b>C</b> Support pour indicateur 1 x</p>
 <p><b>S1</b> M6 x 16 4 x</p>	 <p><b>S2</b> Rondelle élastique 4 x</p>	 <p><b>S3</b> Rondelle 5 x</p>
 <p><b>S4</b> M6 x 12 1 x</p>	 <p><b>S5</b> M6 x 10 2 x</p>	 <p><b>S6</b> M8 x 20 1 x</p>
 <p><b>S7</b> Écrou M8 1 x</p>		


**C, S3 (1x), S6 et S7** sont livrés à l'état prémonté.

### 3 Installation

Fixer le pied du trépied à la plate-forme:


1. Positionner le pied du trépied (**A**) au centre, au-dessus des trous sur le côté de la plate-forme.
2. Mettre d'abord la rondelle élastique (**S2**) puis la rondelle (**S3**) sur la vis (**S1**) (4 x).
3. Visser le pied du trépied.

**Veillez à ne pas coincer ou endommager les câbles.**

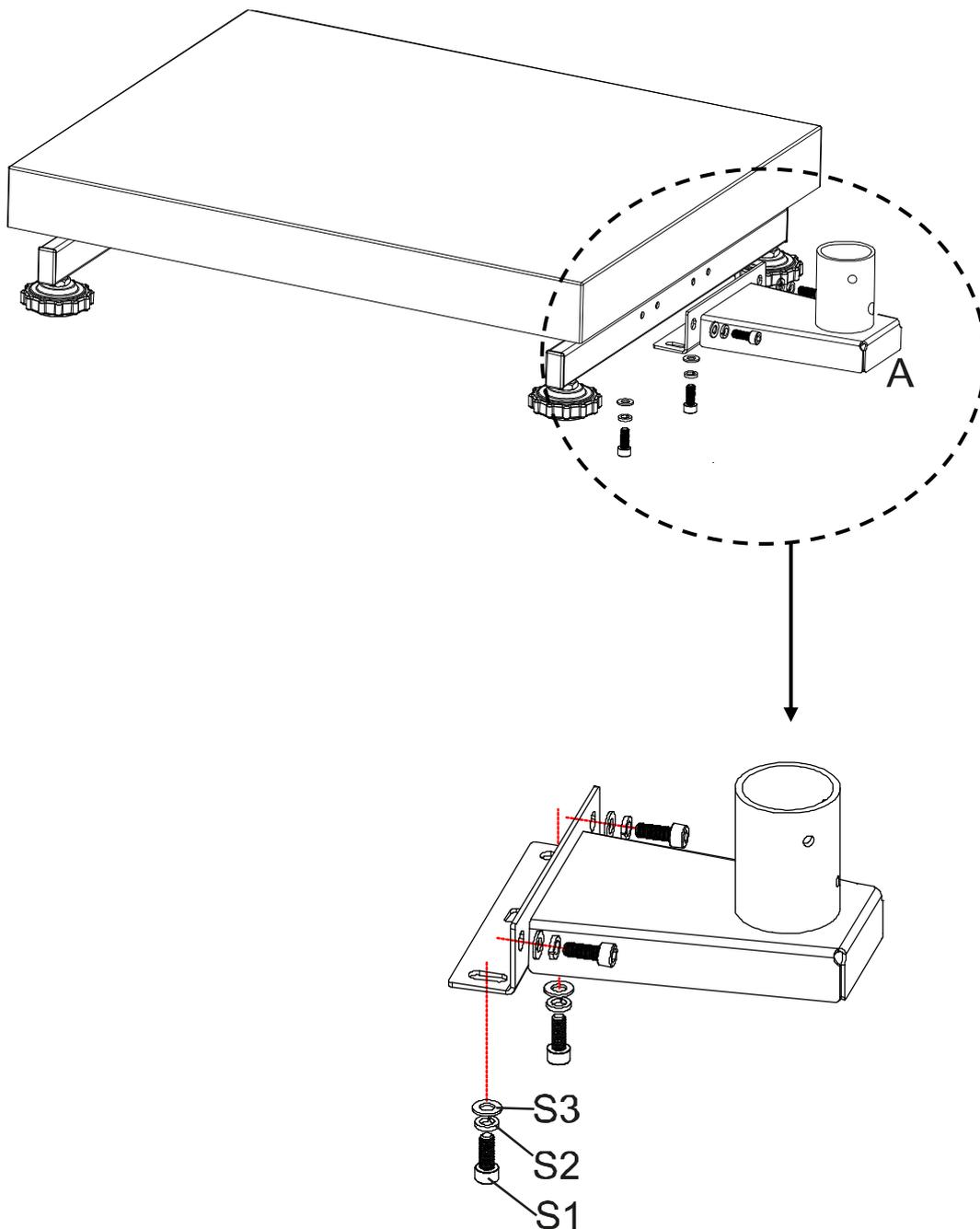


**Fixer le tube du trépied à la base du trépied:**

4. Dévisser les vis **S4** et **S5** du tube du trépied.
5. Insérer le tube du trépied (**B**) dans le pied du trépied. Veiller à ce que l'alésage du tube du trépied corresponde à l'alésage **S4**.
6. Revisser les vis **S5** et fixer le tube du trépied avec la vis **S4**.

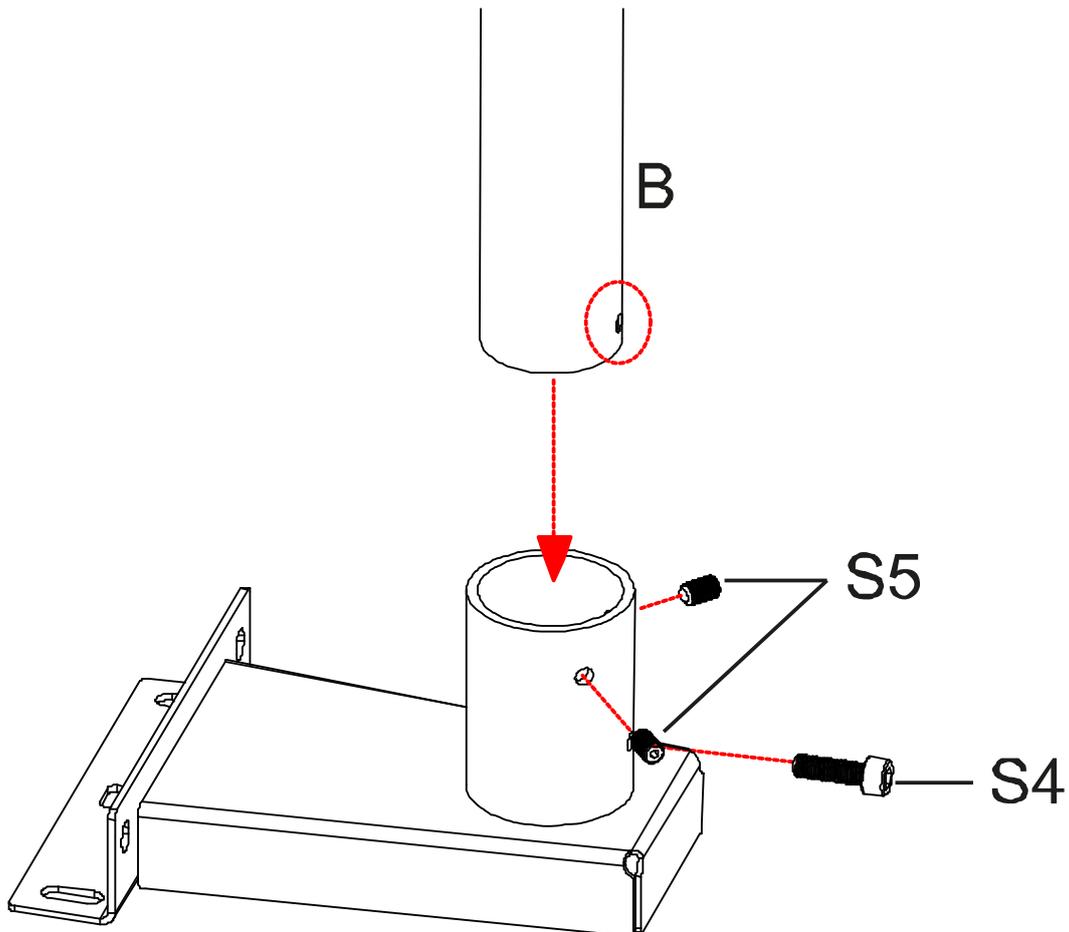

## Fixation de l'appareil d'affichage sur le tube du trépied:

7. Insérer le support pour l'appareil d'affichage (**C**) dans le tube du statif et le fixer avec les vis **S6**.

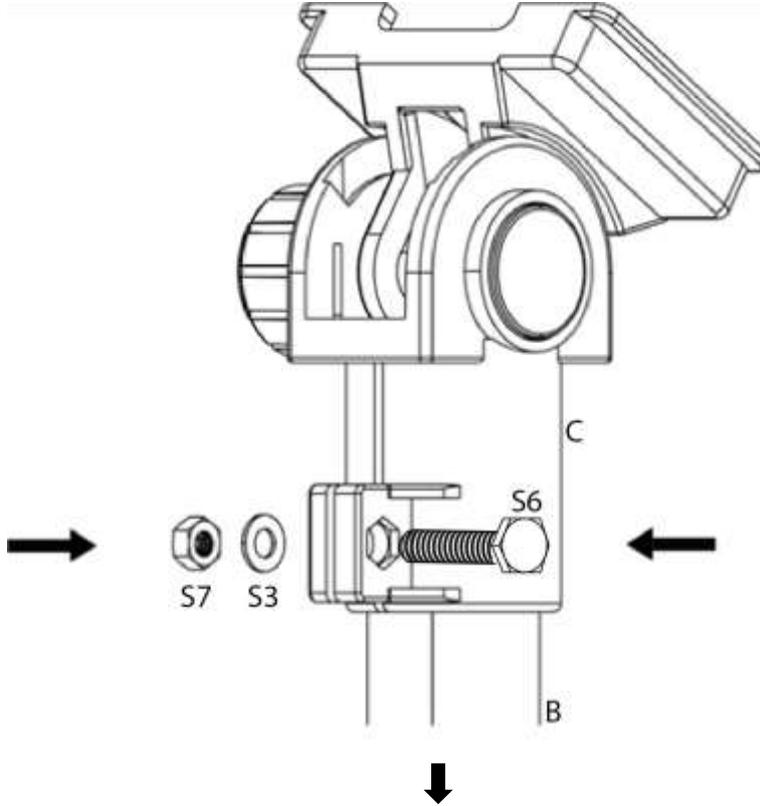

⇒ Insérer le support (**C**) pour l'appareil d'affichage dans l'extrémité supérieure du tube du trépied (**B**) et le fixer avec la vis (**S6**).

Bloquer du côté opposé avec la rondelle (**S3**) et l'écrou (**S7**).