

Iluminación por anillo de polarización OZB-A7101



Función

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Intensidad de luz más baja
3. Conexión de alimentación
4. Tornillos de fijación
5. Analizador
6. Polarizador (regulable)



Ventajas

- ✓ Filtro polarizador para ver superficies brillantes
- ✓ Temperatura de color uniforme
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Sin mantenimiento, no hay sustitución de lámparas
- ✓ Consumo de corriente muy bajo
- ✓ Disponible con enchufe del Reino Unido



Datos técnicos

Intensidad de la iluminación: 4,5 W-LED
 Temperatura del color: 6500-7000K
 Diámetro interior: 62 mm
 Tensión de entrada: AC 100-240 V
 Tensión de salida: DC 24 V 0,5 A



Instrucciones de seguridad

La luz del iluminador anular es muy brillante. Por lo tanto, encienda siempre la iluminación antes de mirar por los oculares. Evite mirar directamente a los LEDs.



Nota

La iluminación anular no se adapta a las siguientes series:

- OSE-1
- OSF-4G
- OZC-5
- OZG-4
- OZL-45R



Servicio técnico +49 7433 9933 777