

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für Ex- tension Box

KERN KUP-13

Typ TYKUP-13-A
Version 1.1
2023-06
D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen



Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box

Version 1.1 2023-06

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang.....	2
2	Allgemeines	2
3	Installation	2

1 Lieferumfang

- Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box
- Installationsanleitung

2 Allgemeines

Kabellänge: 0,15 m

i	• Über die KERN Extension Box können bis zu 3 beliebige Schnittstellen angeschlossen werden. Diese lassen sich jedoch nur einzeln verwenden und nicht gleichzeitig. • Kaskadieren ist nicht möglich! • Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!
----------	--

3 Installation

1. Gerät ausschalten.
2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.
3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt. Es kann allerdings bis zu einer Minute dauern, bis die Schnittstellen verwendet werden können.