



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Notice d'installation

Adaptateur d'interface avec câble pour Extension Box

KERN KUP-13

Type TYKUP-13-A
Version 1.2
2025-05
F



Vous trouvez la version actuelle de cette notice d'utilisation aussi en ligne sous:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
sous la rubrique Manuels de l'utilisateur

TYKUP-13-A-IA-f-2512



Adaptateur d'interface avec câble pour Extension Box

Version 1.2 2025-05

Notice d'installation

Table des matières

1	Etendue de la livraison.....	2
2	Général	2
3	Installation	2

1 Etendue de la livraison

- Adaptateur d'interface avec câble pour Extension Box
- Notice d'installation

2 Général

Longueur de câble: 0,15 m



- La KERN Extension Box permet de connecter jusqu'à 3 interfaces au choix. Ils peuvent être utilisés en parallèle et en même temps.
- La mise en cascade n'est pas possible!
- **Seuls les adaptateurs KERN KUP peuvent être raccordés au connecteur Sub-D à 15 broches de la balance!**

3 Installation

1. Eteindre l'appareil.
2. Insérer l'adaptateur d'interface dans le connecteur KUP de l'appareil.
3. Allumer l'appareil. L'adaptateur d'interface est automatiquement reconnu par l'appareil. Il peut toutefois s'écouler jusqu'à une minute avant que les interfaces ne puissent être utilisées.