

KERN

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tél.: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Notice d'installation

Bouton de pied

KERN YKF-01

Version 1.2
2018-08
F



YKF-01-IA-f-1812



KERN YKF-01

Version 1.2 2018-08

Notice d'installation Bouton de pied



Seulement pour KERN PCD et KERN PCB.

1 Montage

Raccorder le bouton de pied avec l'appareil comme démontré sur la figure.



2 Étendue de fourniture

- Bouton de pied
- Boîte de raccordement
- 1 câble

3 Utilisation

Le bouton de pied sert à transmettre la valeur de pesée vers l'imprimante ou l'ordinateur. Il permet alternativement le tarage.

3.1 Tarage

- ⇒ Allumer la balance en appuyant sur le bouton **ON/OFF**.
- ⇒ En mode de pesée, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **PRINT** jusqu'à ce que le menu „Unit soit affiché.
- ⇒ Appuyer plusieurs fois le bouton **MODE** jusqu'à ce que le paramètre „**FOOt S**” soit affiché.
- ⇒ Valider par appui sur le bouton **SET**, la configuration actuelle sera affichée.
- ⇒ Moyennant le bouton **Mode**, sélectionner la configuration „**tAr**” et valider en appuyant sur le bouton **SET**.
- ⇒ Placer le conteneur de balance.
- ⇒ Appuyez le bouton de pied, sur la balance s'affichera l'indication zéro.

3.2 Impression ou connexion à l'ordinateur



Le câble d'interface approprié et adapté à la balance est requis pour transmettre les données. Il est connecté entre la boîte de connexion du bouton de pied et l'imprimante ou l'ordinateur.

- ⇒ Allumer la balance à l'aide du bouton **ON/OFF**.
- ⇒ En mode de pesée, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **PRINT** jusqu'à ce que le menu „**Unit**” soit affiché.
- ⇒ Appuyer plusieurs fois le bouton **MODE** jusqu'à ce que le paramètre „**FOOt S**” soit affiché.
- ⇒ Valider par appui sur le bouton **SET**, la configuration actuelle sera affichée.
- ⇒ Moyennant le bouton **Mode**, sélectionner le paramètre „**Pr**” et valider par appui sur le bouton **SET**.
- ⇒ Placer le matériau à peser. .
- ⇒ Appuyer le bouton de pied, la valeur de pesée sera imprimée.