



KERN & Sohn GmbH

Brickyard 1
D-72336 Balingen
Correo electrónico:
info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-
149
Internet: www.kern-sohn.com

Instrucciones de instalación Trípode

KERN IFB-A01 / A02

Versión 1.3
2025-06
es



IFB-A01-A02-IA-s-2513



Trípode

Versión 1.3 2025-06

Instrucciones de instalación

Índice




1	Datos técnicos	3
1.1	Dimensiones.....	4
2	Volumen de suministro.....	6
3	Instalación	7

1 Datos técnicos




KERN	IFB-A01	IFB-A02
Altura del trípode (mm)	330	600
Para tamaños de plataforma (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Dimensiones






Modelos con 330 mm:

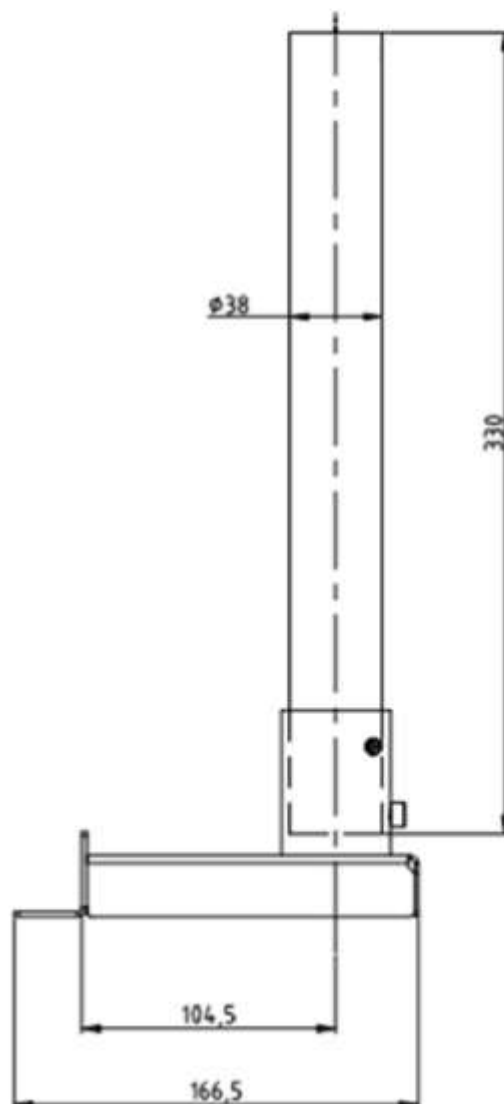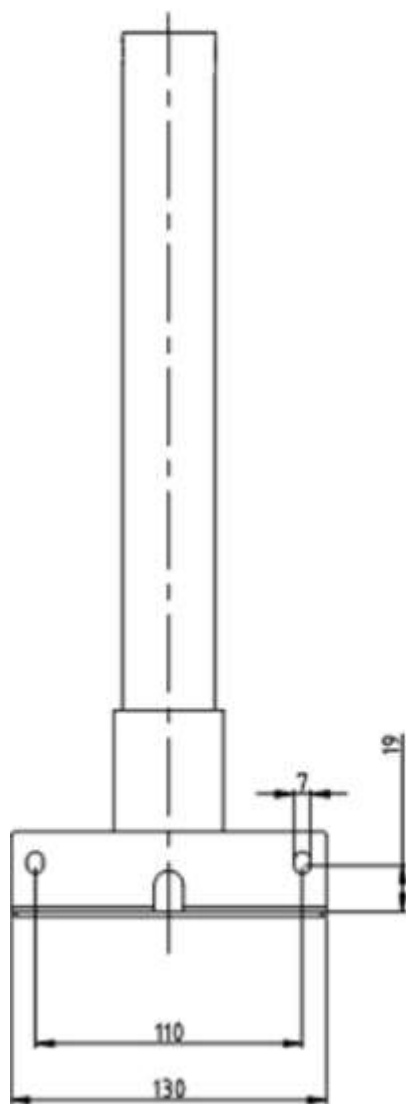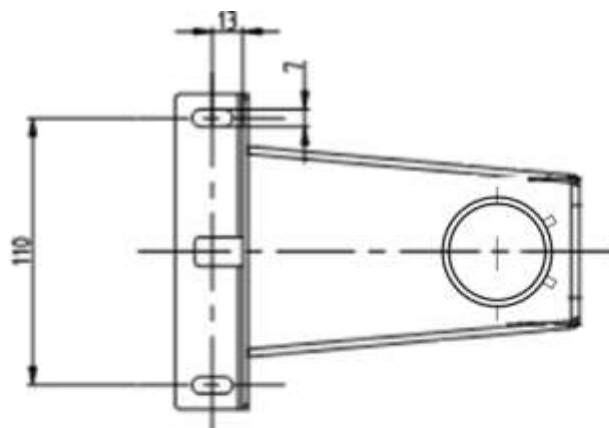

Modelos con 600 mm:

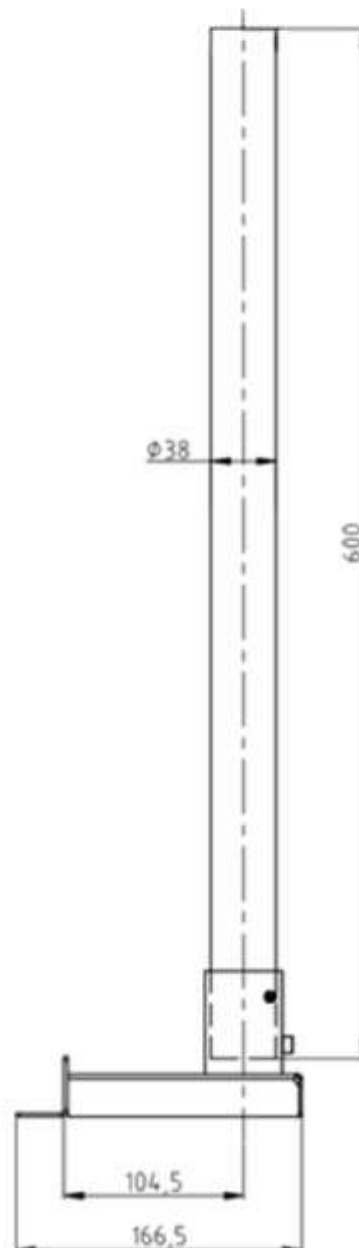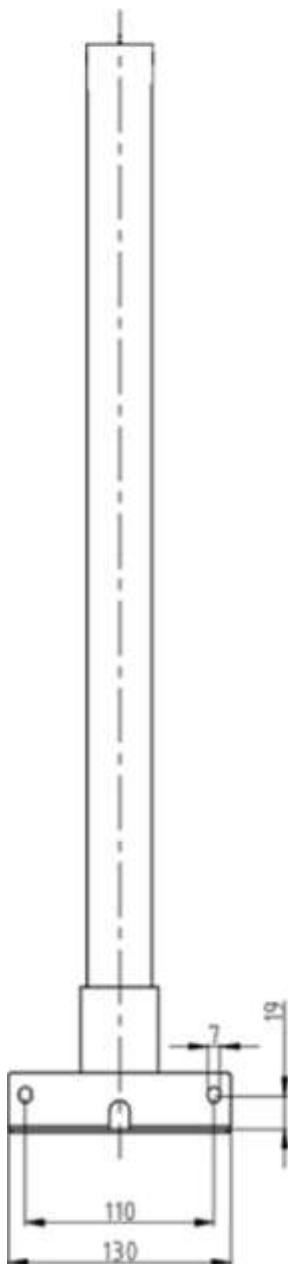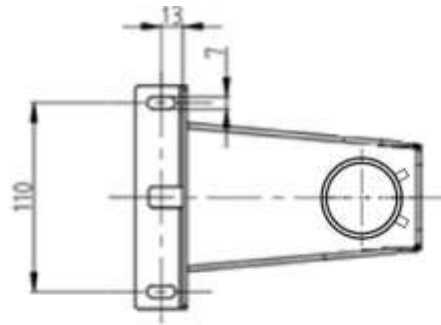

2 Volumen de suministro

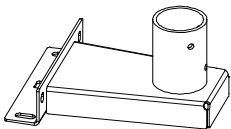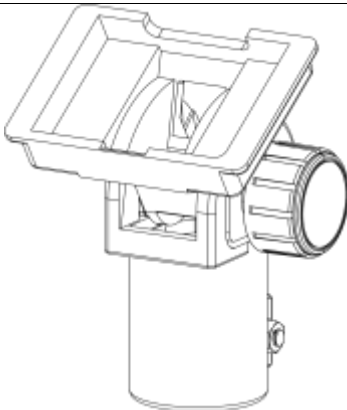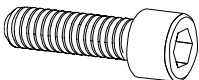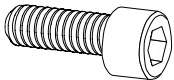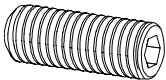 A Base para trípode 1 x	 B Tubo trípode 1 x	 C Soporte para expositor 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Arandela elástica 4 x	 S3 Lavadora 5 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M8 x 20 1 x
 S7 Tuerca M8 1 x		


C, S3 (1x), S6 y S7 se suministran premontados.

3 Instalación

Fije la base del trípode a la plataforma:


1. Coloque la base del soporte **(A)** en el centro por encima de los orificios del lateral de la plataforma.
2. Coloque primero la arandela elástica **(S2)** y después la arandela **(S3)** en el tornillo **(S1)** (4 x).
3. Apriete la base del trípode.

Asegúrese de no pellizcar ni dañar ningún cable.

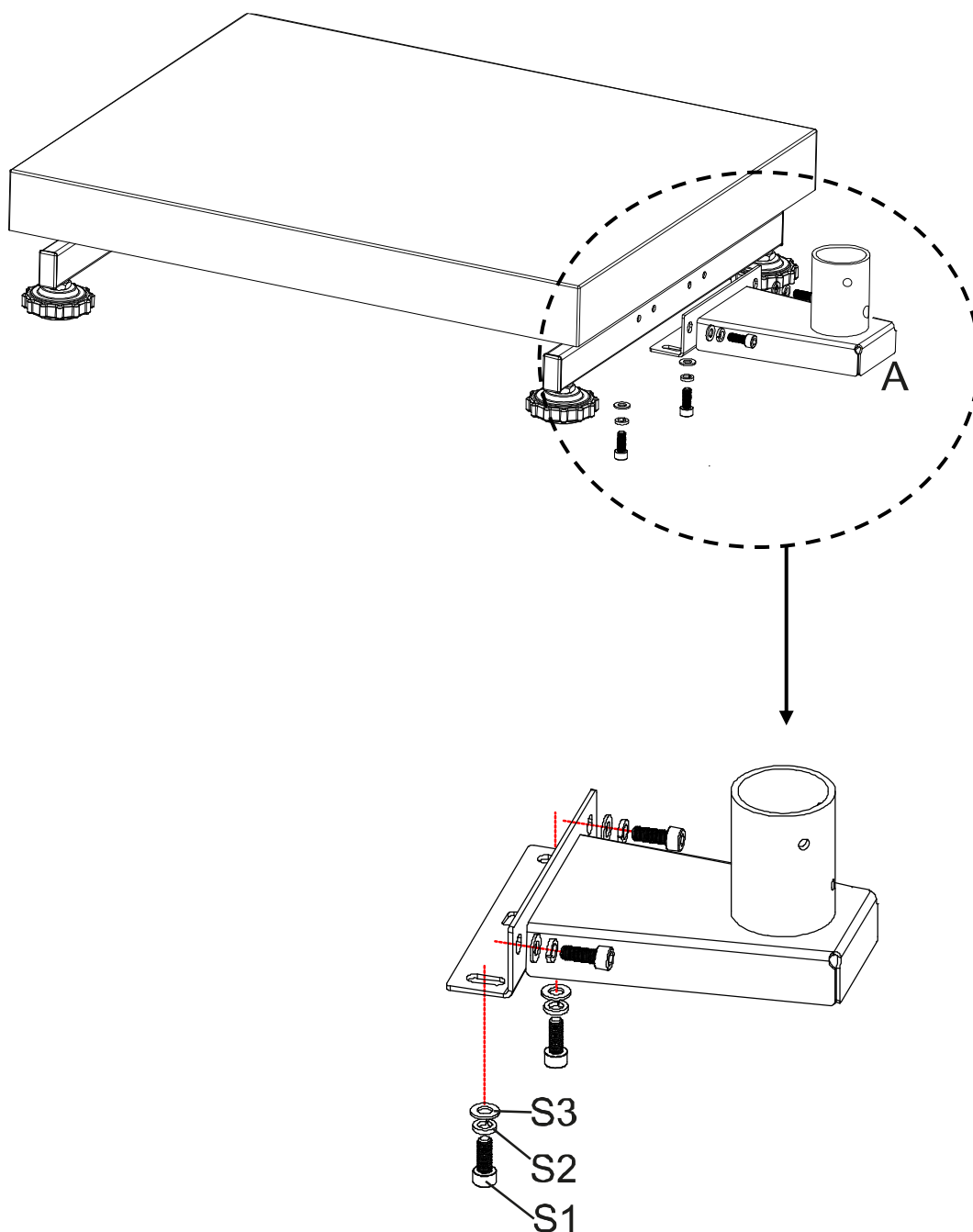


Fije el tubo del trípode a la base del trípode:

4. Desatornille los tornillos **S4** y **S5** del tubo del soporte.
5. Inserte **el tubo del trípode (B)** en la base del trípode. Asegúrese de que el orificio del tubo del soporte coincide con el orificio **S4**.
6. Vuelva a atornillar los tornillos **S5** y fije el tubo vertical con el tornillo **S4**.

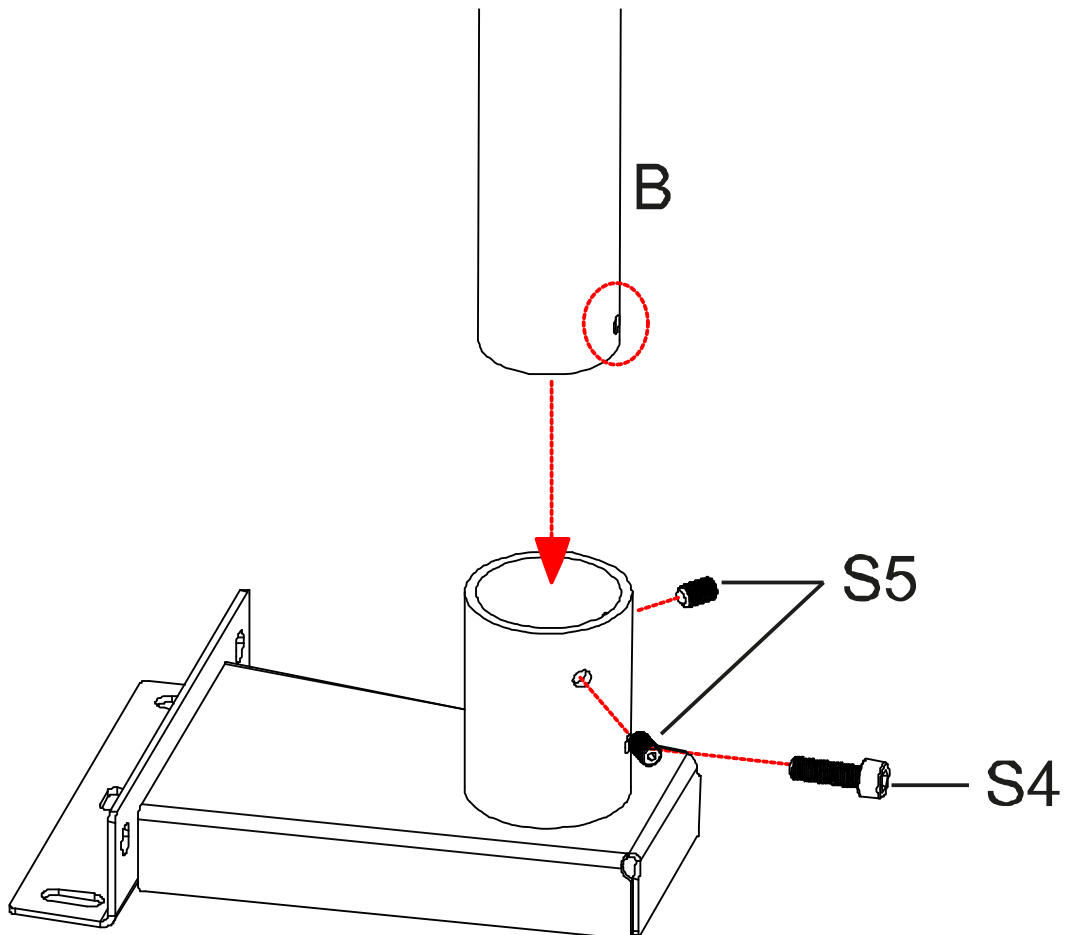

Fije la unidad de visualización al tubo del soporte:

7. Introduzca el soporte para la unidad de pantalla **(C)** en el tubo del soporte y fíjelo con los tornillos **S6**.

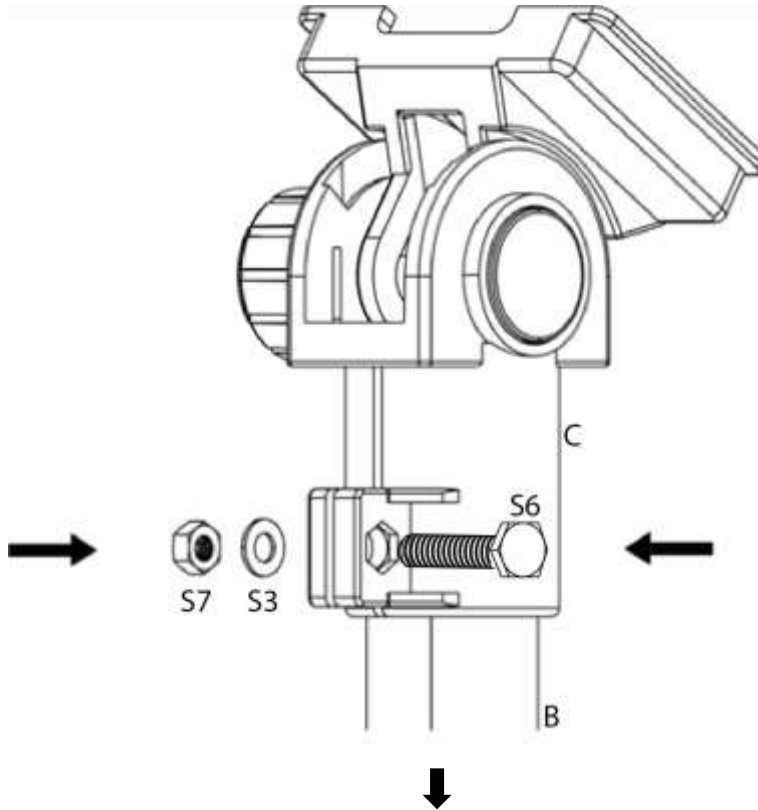

⇒ Introduzca el soporte **(C)** para la unidad de pantalla en el extremo superior del tubo del soporte **(B)** y fíjelo con el tornillo **(S6)**.

Contrarrestar en el lado opuesto con la arandela **(S3)** y la tuerca **(S7)**.