



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Allemagne

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Guide d'installation Trépieds

KERN DS, CDS

Type
Version 1.0
2025-03
F

TDS-A04-B
TDS-A05-B



TDS-A04-B_TDS-A05-B-IA-f-2510



Trépieds
Version 1.0 2025-03
Guide d'installation

Table des matières


1	Données techniques	3
1.1	Dimensions.....	3
2	Contenu de la livraison	6
3	Installation	7
4	Annexe	10

1 Données techniques




KERN	TDS-A04-B	TDS-A05-B
Hauteur du trépied (mm)	330	600

1.1 Dimensions




- Dimensions en mm
- Dessins à la page suivante
- Dessin de la tôle d'adaptation à la fin du document

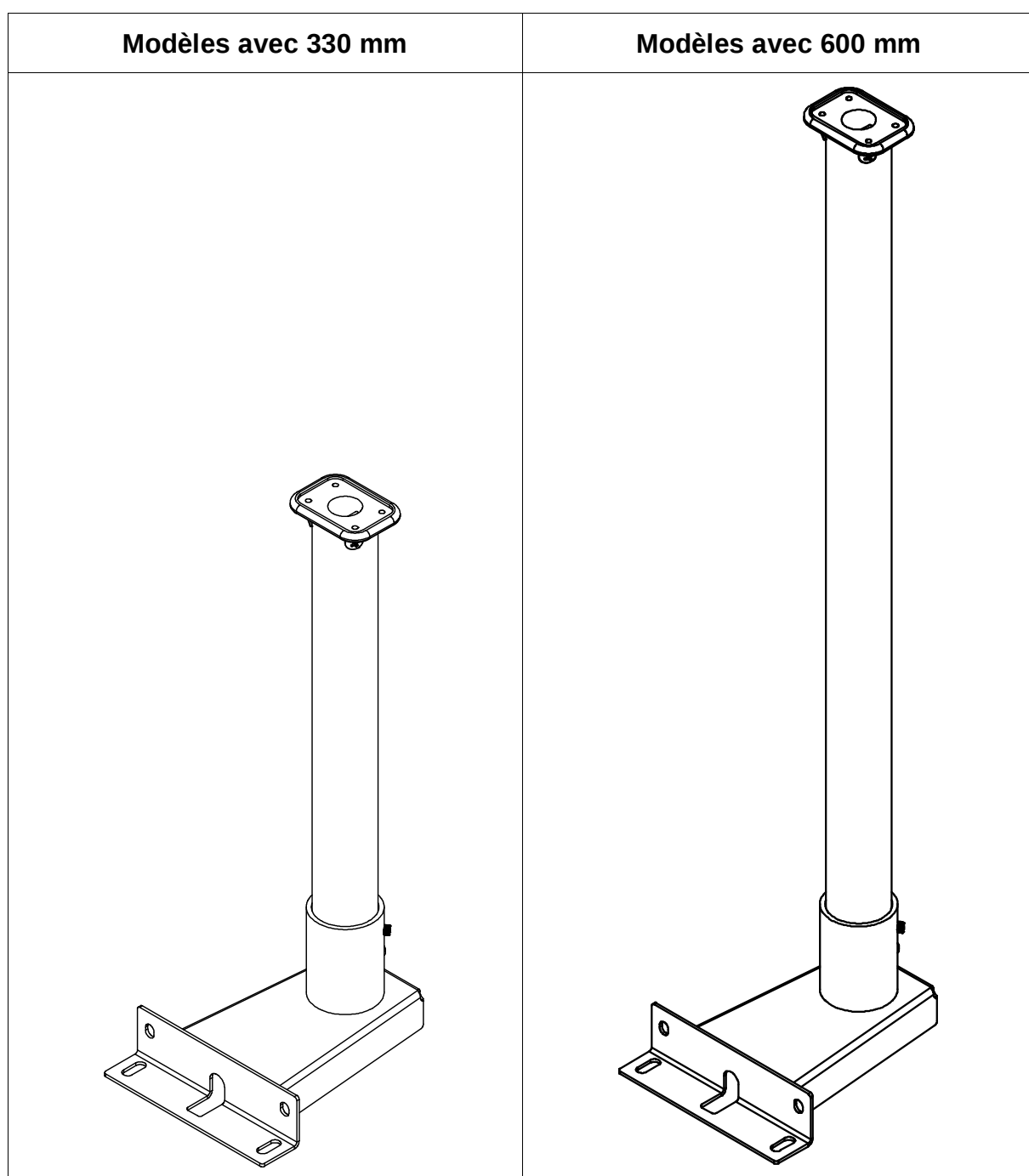










Modèles avec 330 mm:

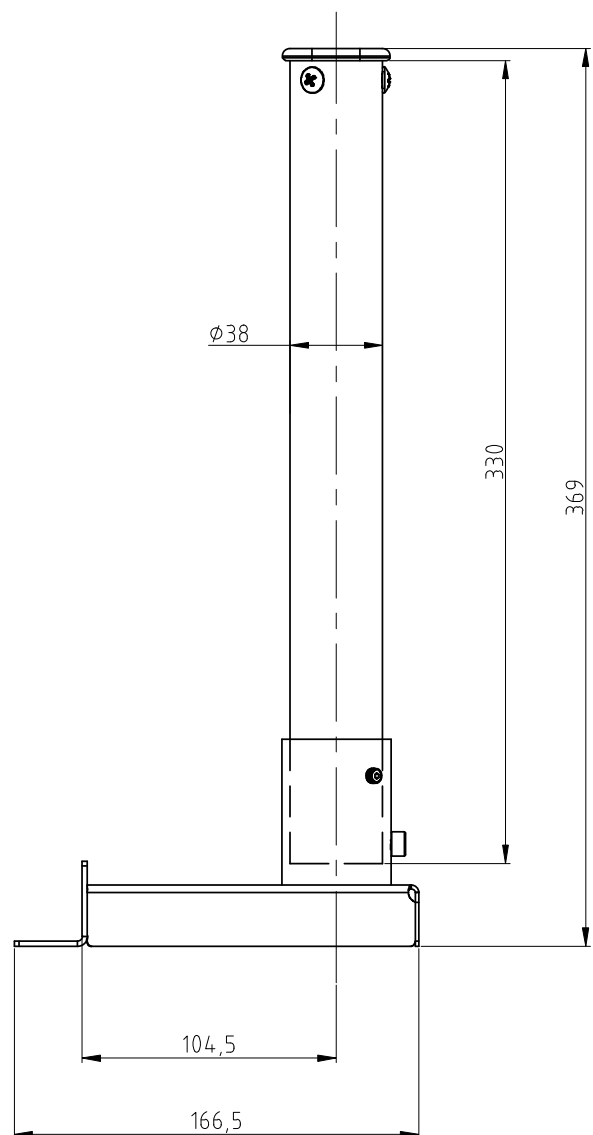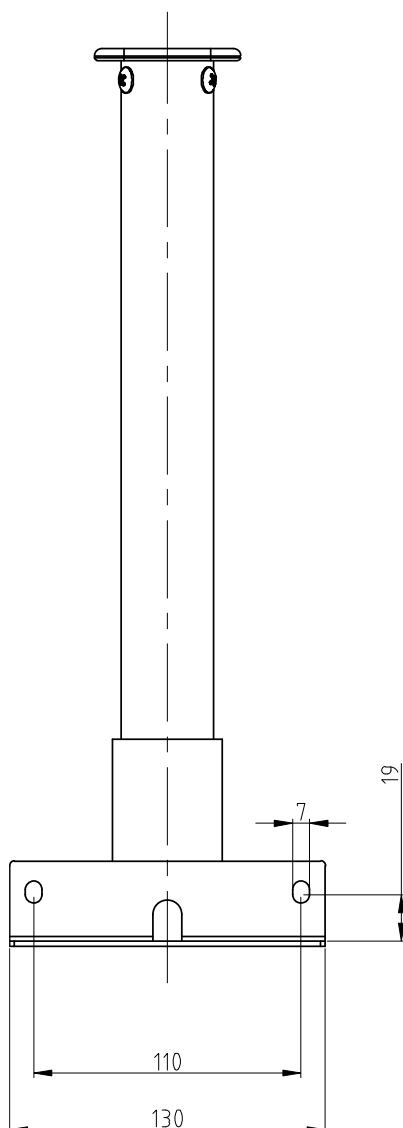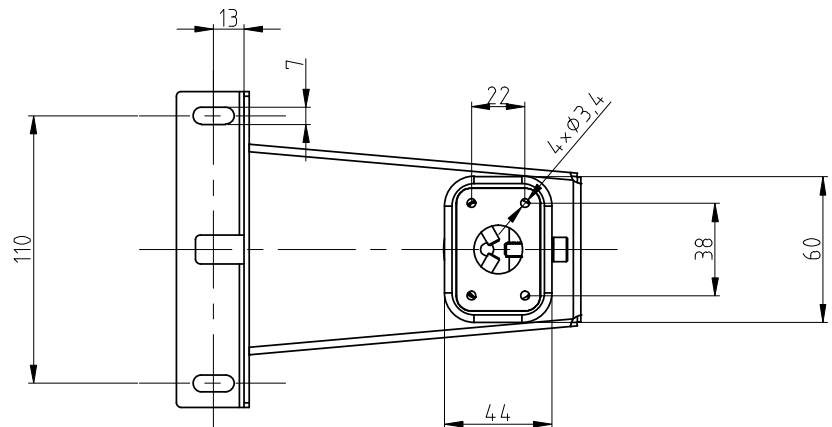

Modèles de 600 mm:

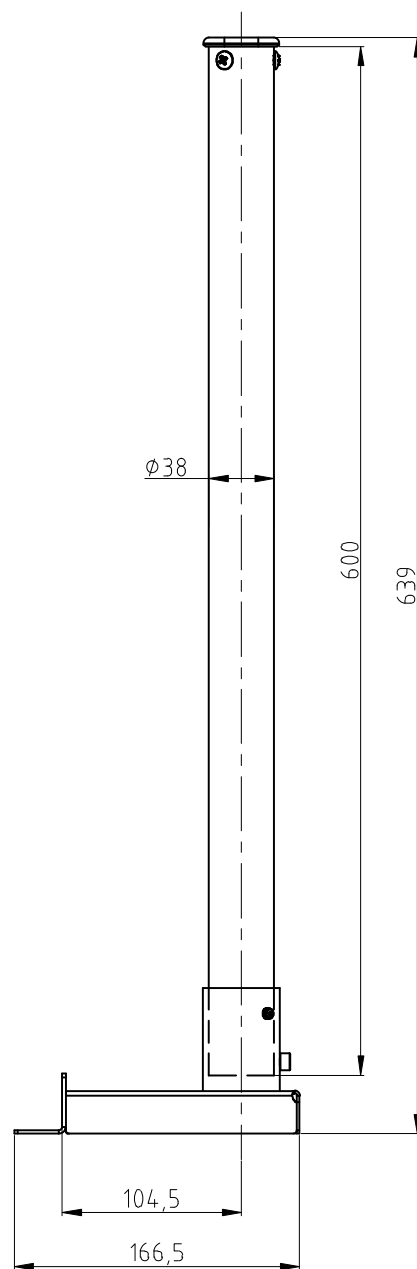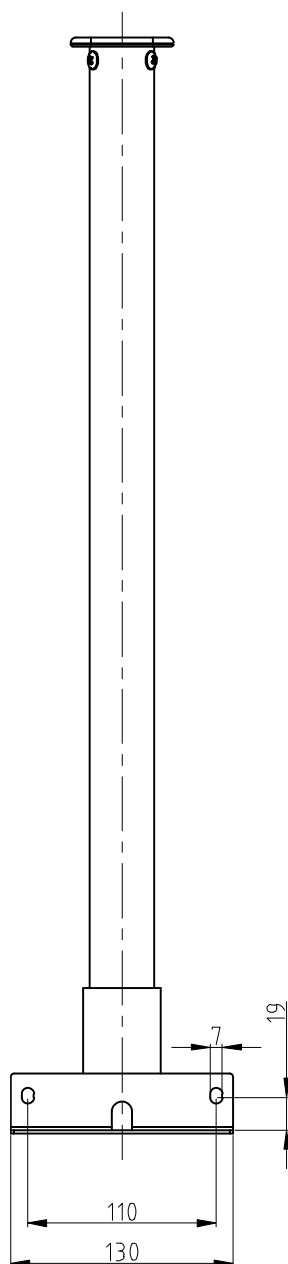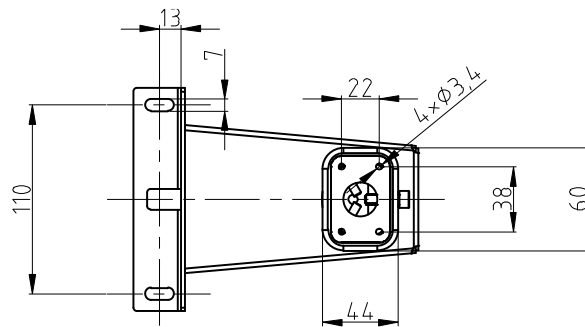

2 Contenu de la livraison

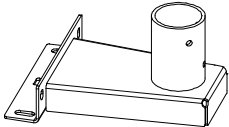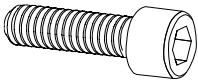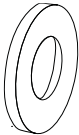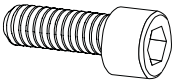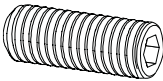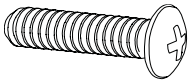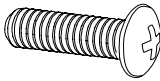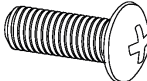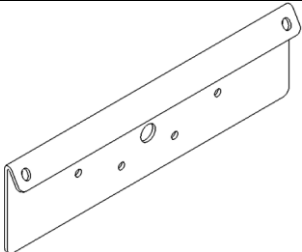
 A Pied de trépied 1 x	 B Tube du trépied 1 x	 C Adaptateur 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Rondelle élastique 4 x	 S3 Rondelle 4 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M5 x 16 3 x
 S7 M4 x 10 4 x	 S8 M4 x 6 2 x	 S9 Tôle d'adaptation 1 x

3 Installation

Fixer le pied du trépied à la plate-forme :


1. Positionner le pied du trépied **(A)** au centre, au-dessus des trous sur le côté de la plate-forme.
2. Mettre d'abord la rondelle élastique **(S2)** puis la rondelle **(S3)** sur la vis **(S1)** (4 x).
3. Visser le pied du trépied.

Veillez à ne pas coincer ou endommager les câbles.

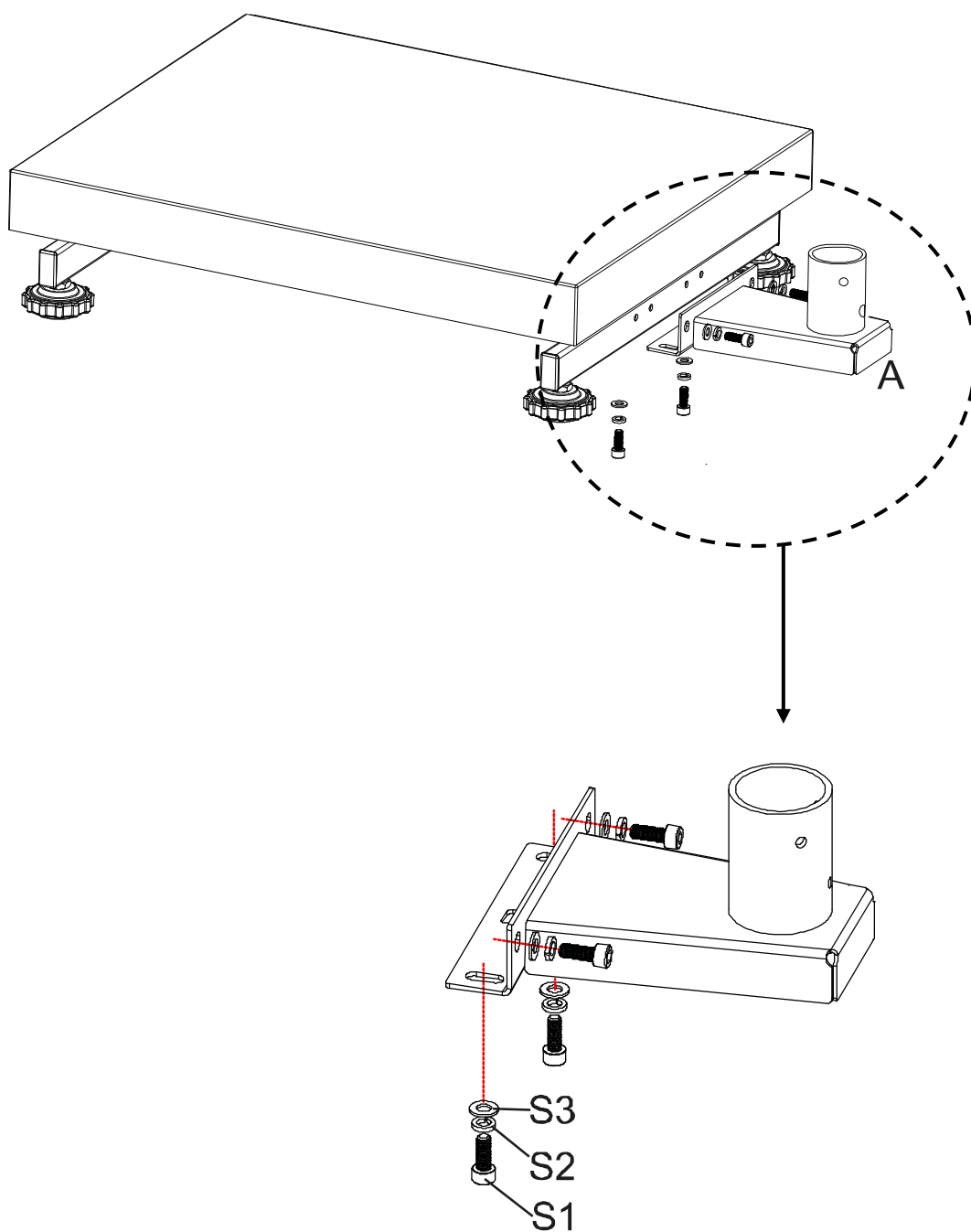


Fixer le tube du trépied à la base du trépied :

4. Dévisser les vis **S4** et **S5** du tube du trépied.
5. Insérer le tube du trépied (**B**) dans le pied du trépied. Veiller à ce que l'alésage du tube du trépied corresponde à l'alésage **S4**.
6. Revisser les vis **S5** et fixer le tube du trépied avec la vis **S4**.

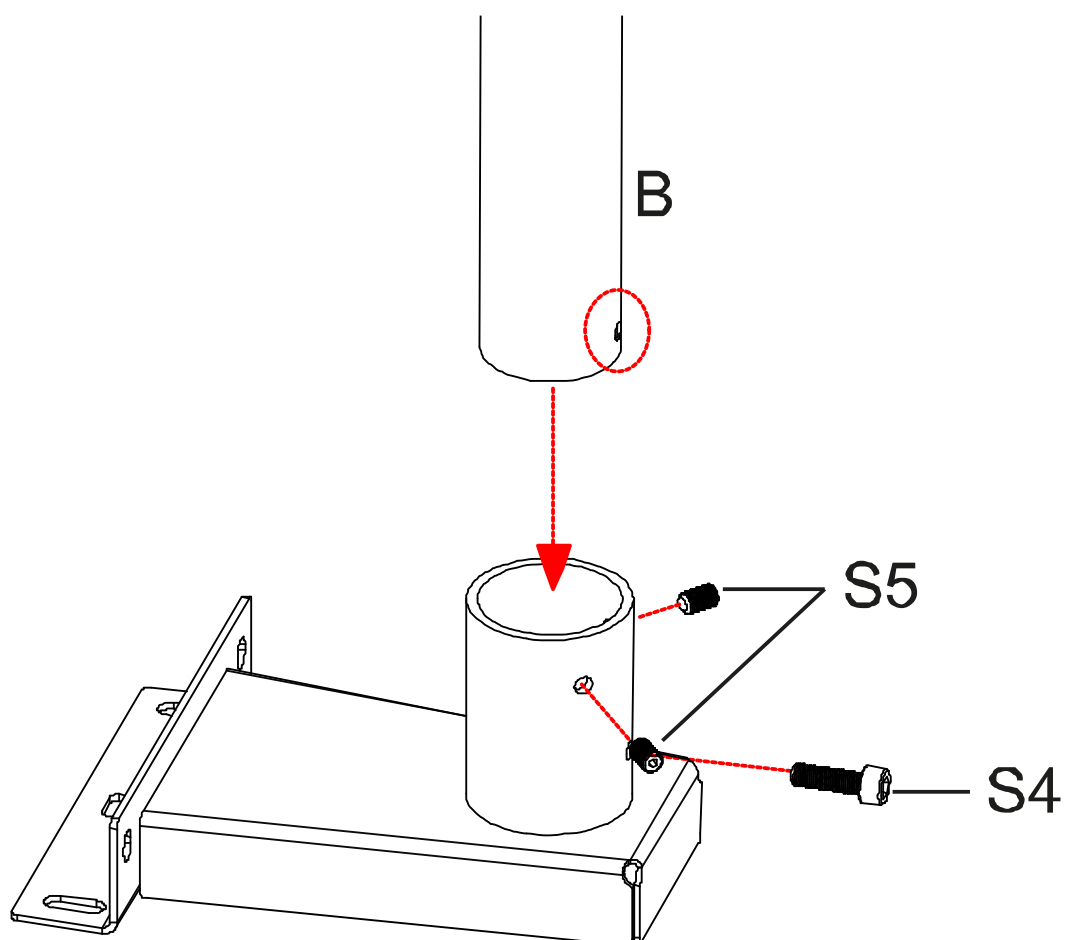

Fixation de l'appareil d'affichage sur le tube du trépied :

7. Insérer l'adaptateur **(C)** dans le tube du trépied **(B)** et le fixer avec les vis **S6**.
8. Fixer la tôle d'adaptation **S9** avec les vis **S7** sur le support pour l'appareil d'affichage.

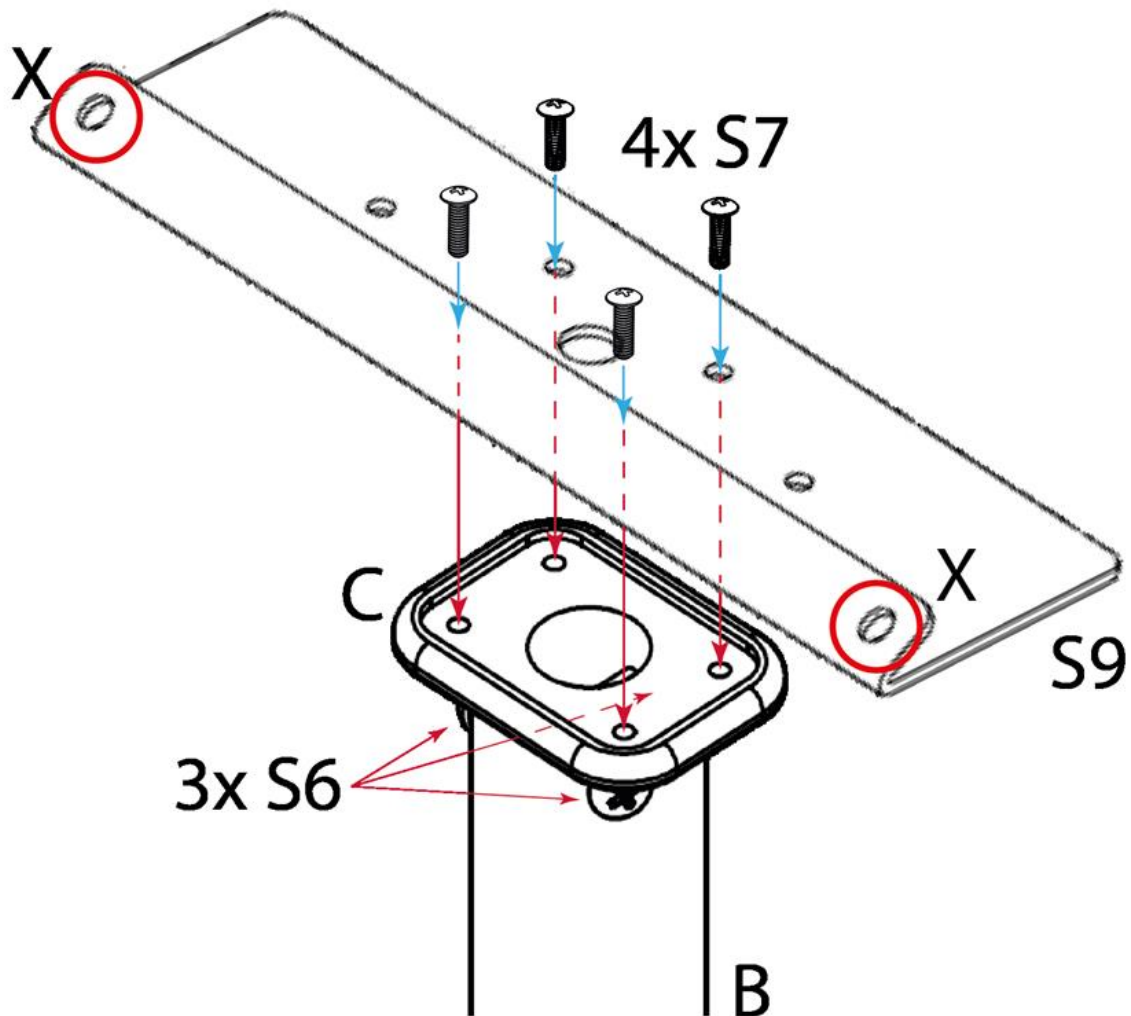

9. Visse l'appareil d'affichage avec les vis **S8** dans les trous **X**.

4 Annexe

