



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Fußtaster

KERN YKF-01

Version 1.2
2018-08
D



YKF-01-IA-d-1812



KERN YKF-01

Version 1.2 2018-08

Installationsanleitung Fußtaster



Nur für KERN PCD und KERN PCB.

1 Montage

Fußtaster nach Abbildung auf dem Gerät anschließen



2 Lieferumfang

- Fußtaster
- Anschlußbox
- 1 Kabel

3 Betrieb

Der Fußtaster dient zur Übermittlung der Wägewerte an einen Drucker oder einen PC. Alternativ kann auch tariert werden.

3.1 Trieren

- ⇒ Waage mit **ON/OFF** einschalten
- ⇒ Im Wägemodus **PRINT**-Taste drücken und gedrückt halten, bis „**Unit**“ angezeigt wird.
- ⇒ **MODE**-Taste wiederholt drücken bis „**FOOt S**“ angezeigt wird.
- ⇒ Mit **SET**-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- ⇒ Mit **Mode**-Taste „**tAr**“ anwählen, mit **SET** bestätigen
- ⇒ Wägebehälter auflegen
- ⇒ Fußtaster drücken, die Waage wechselt zur Nullanzeige

3.2 Drucken oder mit PC verbinden

| | |
|---|--|
|  | Zur Datenübermittlung wird ein weiteres Schnittstellenkabel, passend zur Waage, benötigt. Dieses wird zwischen der Anschlußbox des Fußtasters und dem Drucker bzw. dem PC angeschlossen. |
|---|--|

- ⇒ Waage mit **ON/OFF** einschalten
- ⇒ Im Wägemodus **PRINT**-Taste drücken und gedrückt halten, bis „**Unit**“ angezeigt wird.
- ⇒ **MODE**-Taste wiederholt drücken bis „**FOOt S**“ angezeigt wird.
- ⇒ Mit **SET**-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- ⇒ Mit **Mode**-Taste „**Pr**“ anwählen, mit **SET** bestätigen
- ⇒ Wägegut auflegen
- ⇒ Fußtaster drücken, der Wägewert wird ausgedruckt.