



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Installationsanleitung Schnittstelle

**KERN KXS-A04**

Version 1.0

10/2015

D

KXS-A04-IA-d-1510



## KERN KXS-A04

Version 1.0 10/2015

Installationsanleitung Schnittstelle


### Lieferumfang:



Deutsch


### Kabel vorbereiten:

Kabel wie folgt konfigurieren

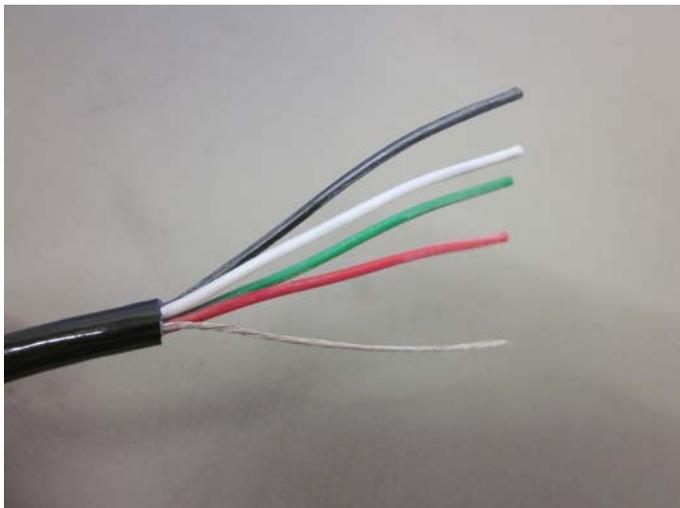


1. Abisolieren des Kabelmantels mit der Abisolierzange oder einem Messer

 Darauf achten, dass von den einzelnen Leitungen die Ummantelung nicht zerstört wird

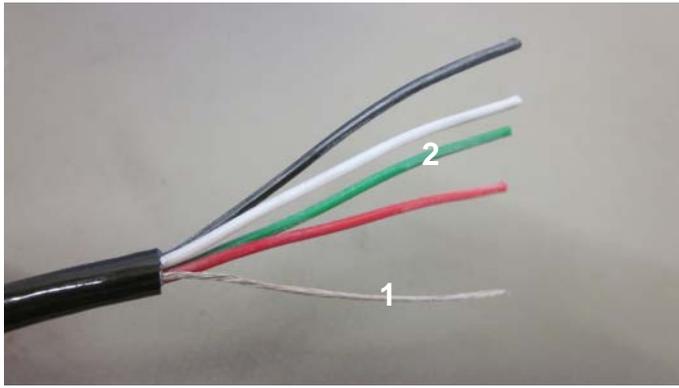

2. Abknipsen der Leitung ohne Ummantelung (1)
3. Abknipsen der grünen Leitung, da diese nicht angeschlossen ist (2)

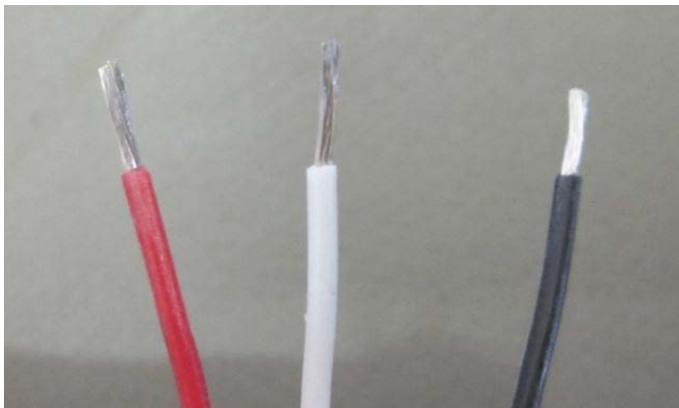


4. Abisolieren der Einzeladern mit einer Abisolierzange oder einem Messer.




5. Anbringen von Adernendhülsen auf die Einzeladern



Die kleinstmöglichen Adernhülsen verwenden und diese mit der Adernendhülsenzange auf die Leitung pressen (s. diese Abbildungen)

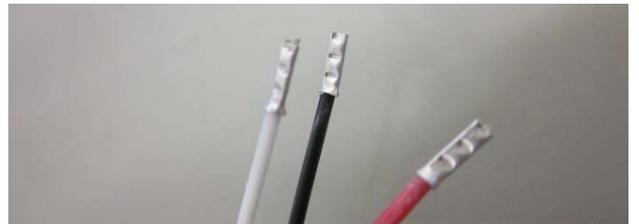

### Anschluß des KXS-A04 an das Anzeigegerät KXS-TM bzw. KXG-TM

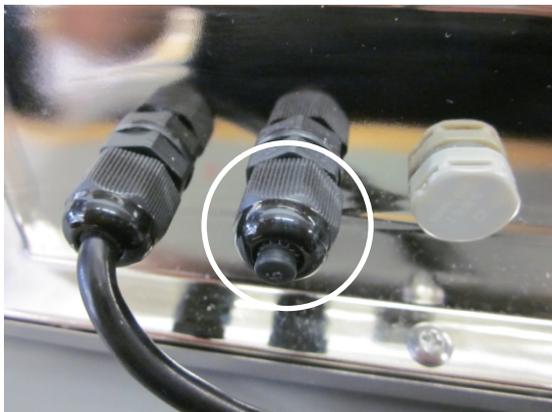


Abdeckkappe herunterdrehen



Durch diese Öffnung das KXS-A04-Kabel führen.


Kabel wie folgt auf der Platine an der Reihenklemme RS232 anschließen.

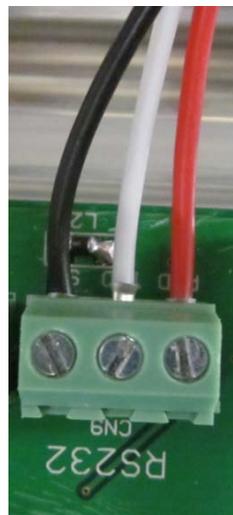

Deutsch

## Einstellungen im Menü des Anzeigergerätes:

⇒ Im Wägemodus BG/NET- und ZERO-Taste gleichzeitig drücken, „01 FnC“ wird angezeigt.

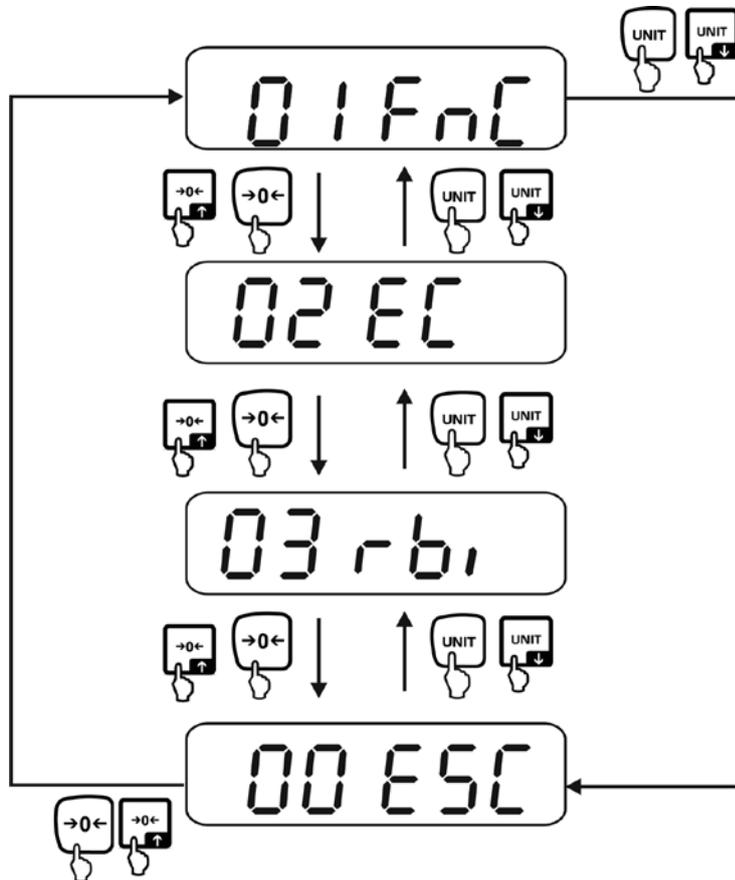

Danach mit UNIT weiter ins Menü für die RS232-Konfiguration (mit Tare bestätigen)

Folgende Einstellungen müssen aktiviert werden, um die optimale Funktion der Schnittstelle zu gewährleisten.

- ⇒ rSI 01 auf 9600 einstellen (Baudrate der Kommunikationsgeschwindigkeit)
- ⇒ rSI 02 auf Pn81 einstellen (Parität/Start – und Stopbits)
- ⇒ rSI 03 auf F\_M10 oder F\_M11 (aktivieren der Print-Taste)
- ⇒ rSI 04 auf M\_Plus stellen (Ausdruck durch Print-Taste)