



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Alemania

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Instrucciones de instalación Trípodes

KERN DS, CDS

Tipo
Versión 1.0
2025-03
E

TDS-A04-B
TDS-A05-B



TDS-A04-B_TDS-A05-B-IA-s-2510



Trípodes

Versión 1.0 2025-03

Instrucciones de instalación

Índice


1	Datos técnicos	3
1.1	Dimensiones.....	3
2	Volumen de suministro.....	6
3	Instalación	7
4	Anexo	10

1 Datos técnicos




KERN	TDS-A04-B	TDS-A05-B
Altura del trípode (mm)	330	600

1.1 Dimensiones




- Dimensiones en mm
- Dibujos de la página siguiente
- Plano de la placa adaptadora al final del documento

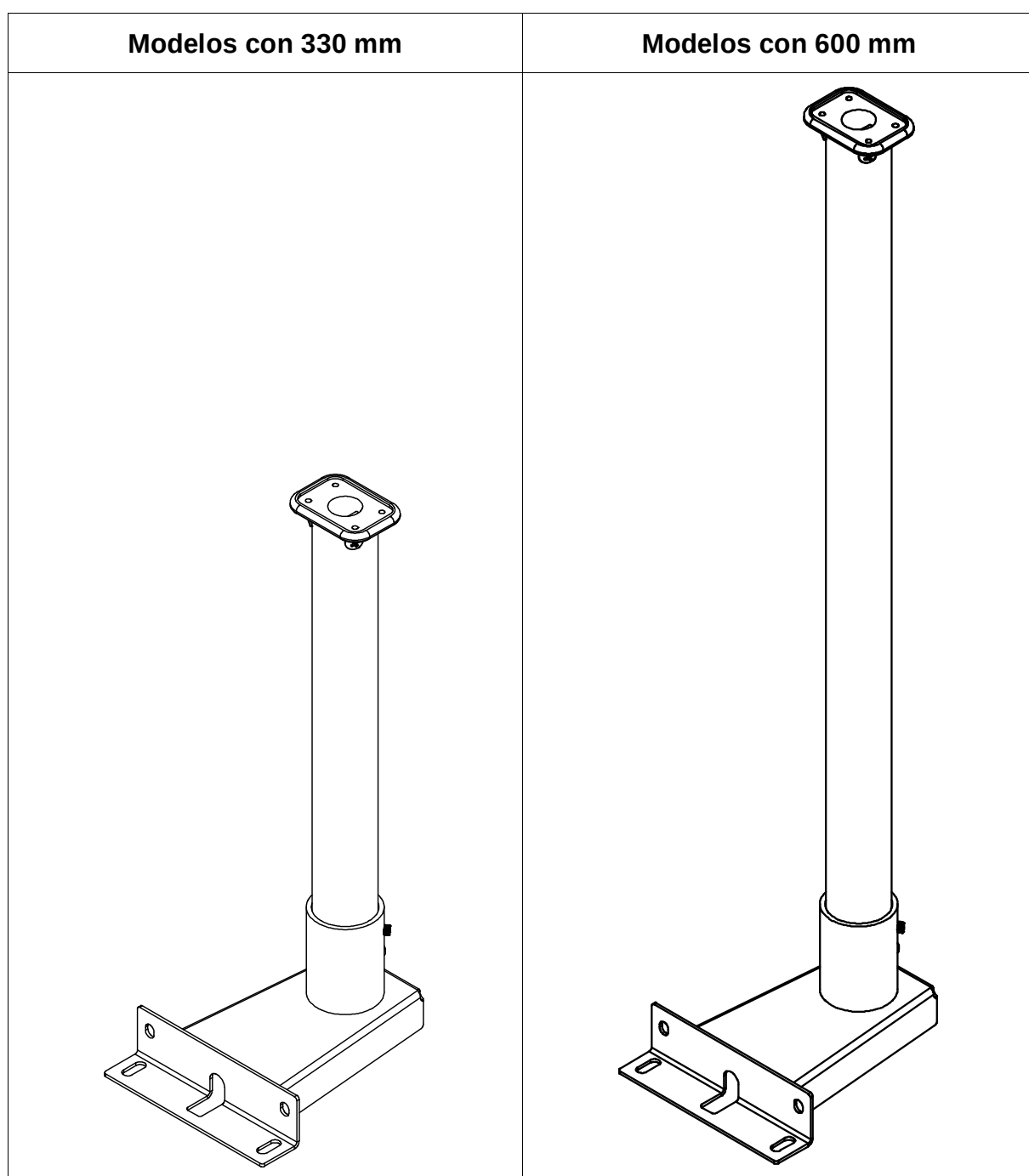










Modelos con 330 mm:

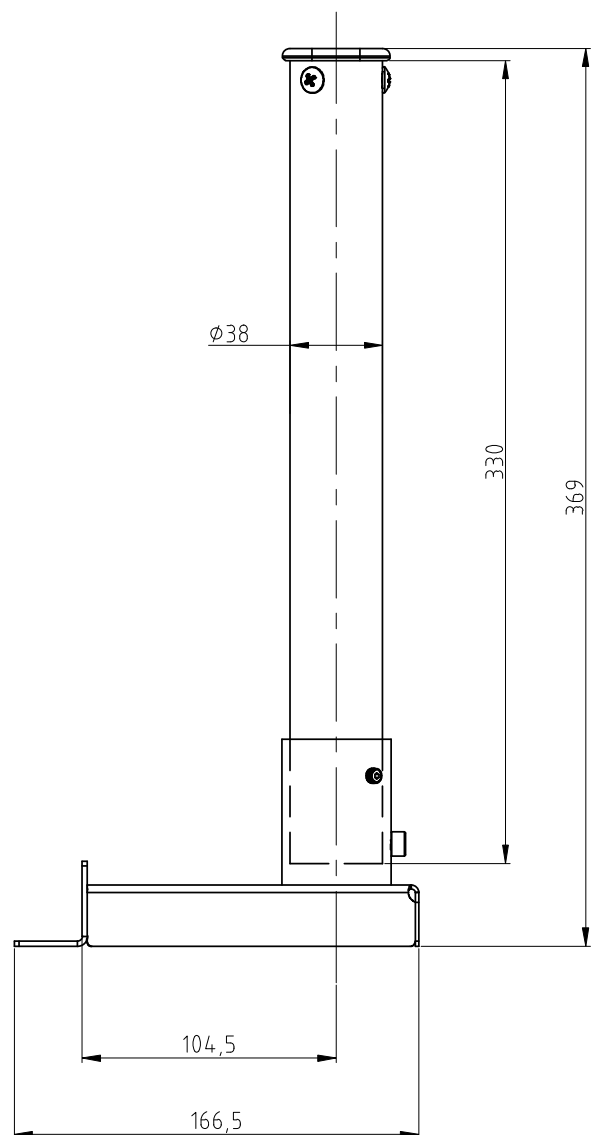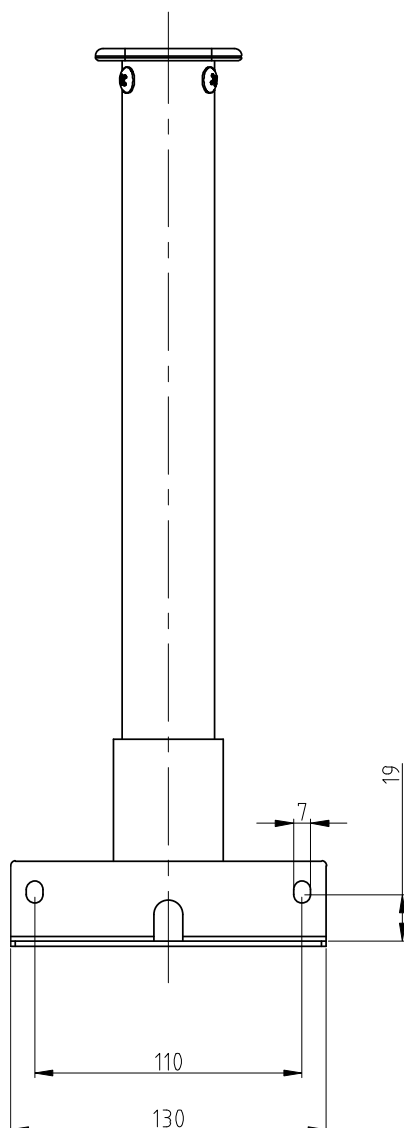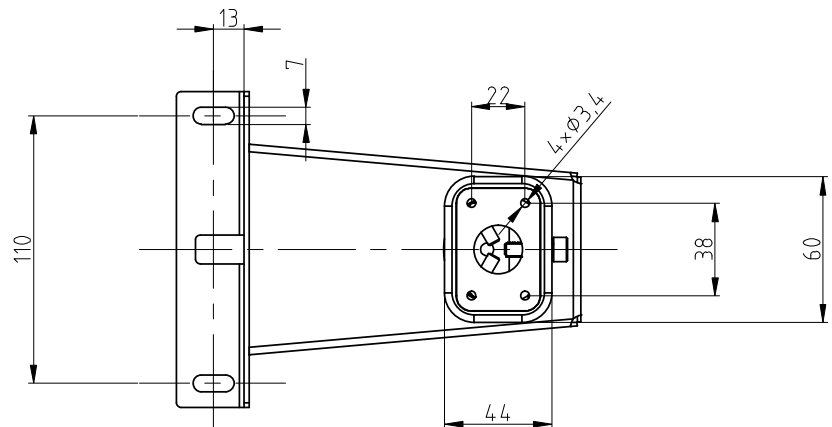

Modelos con 600 mm:

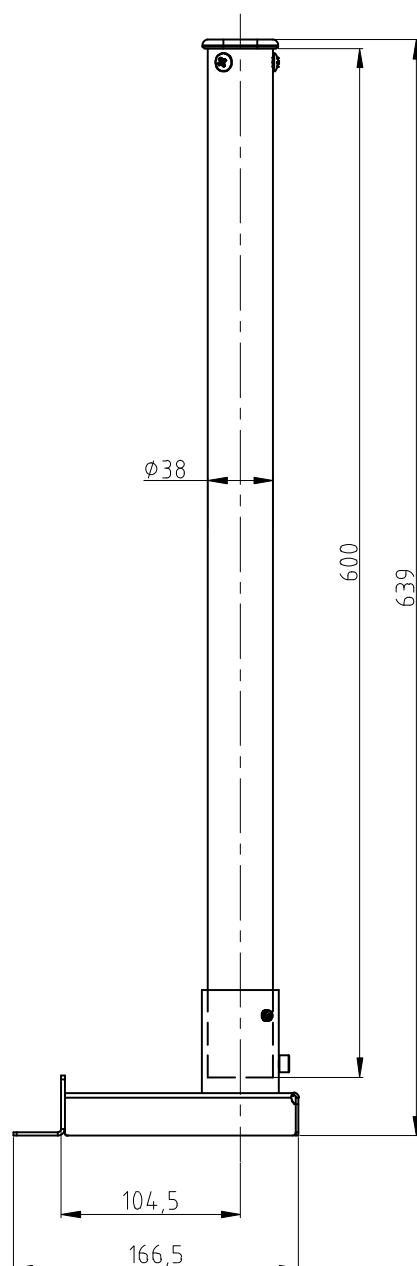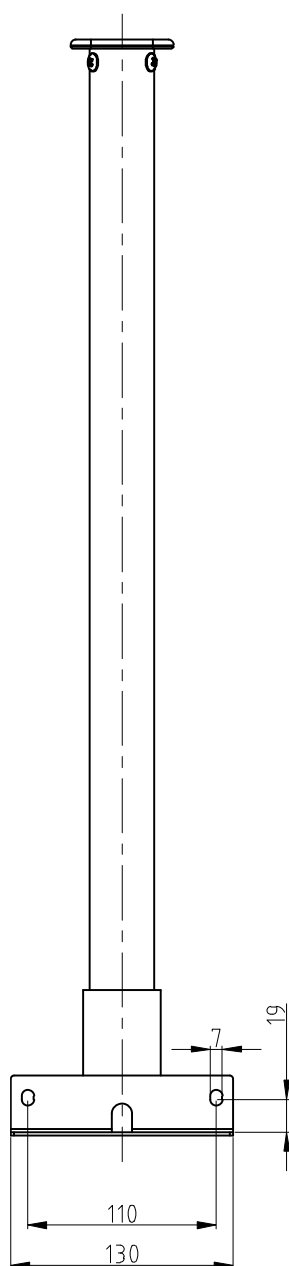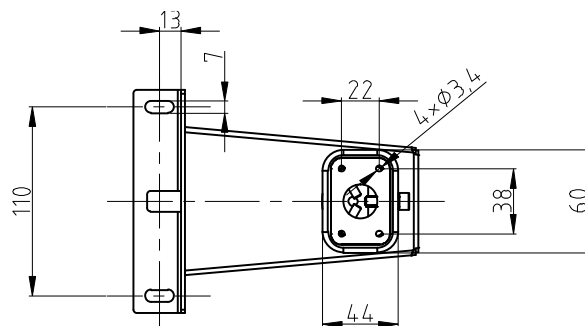

2 Volumen de suministro

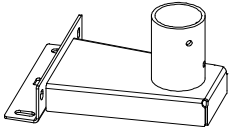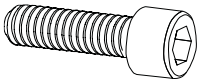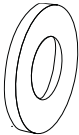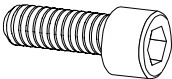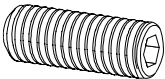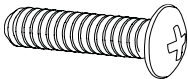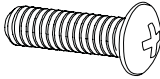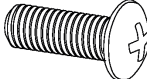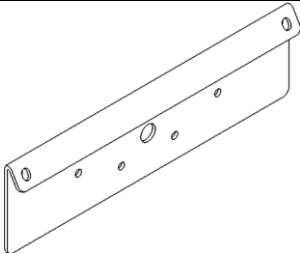
 A Base para trípode 1 x	 B Tubo trípode 1 x	 C Adaptador 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Arandela elástica 4 x	 S3 Lavadora 4 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M5 x 16 3 x
 S7 M4 x 10 4 x	 S8 M4 x 6 2 x	 S9 Placa adaptadora 1 x

3 Instalación

Fije la base del trípode a la plataforma:


1. Coloque la base del soporte **(A)** en el centro por encima de los orificios del lateral de la plataforma.
2. Coloque primero la arandela elástica **(S2)** y después la arandela **(S3)** en el tornillo **(S1)** (4 x).
3. Apriete la base del trípode.

Asegúrese de no pellizcar ni dañar ningún cable.

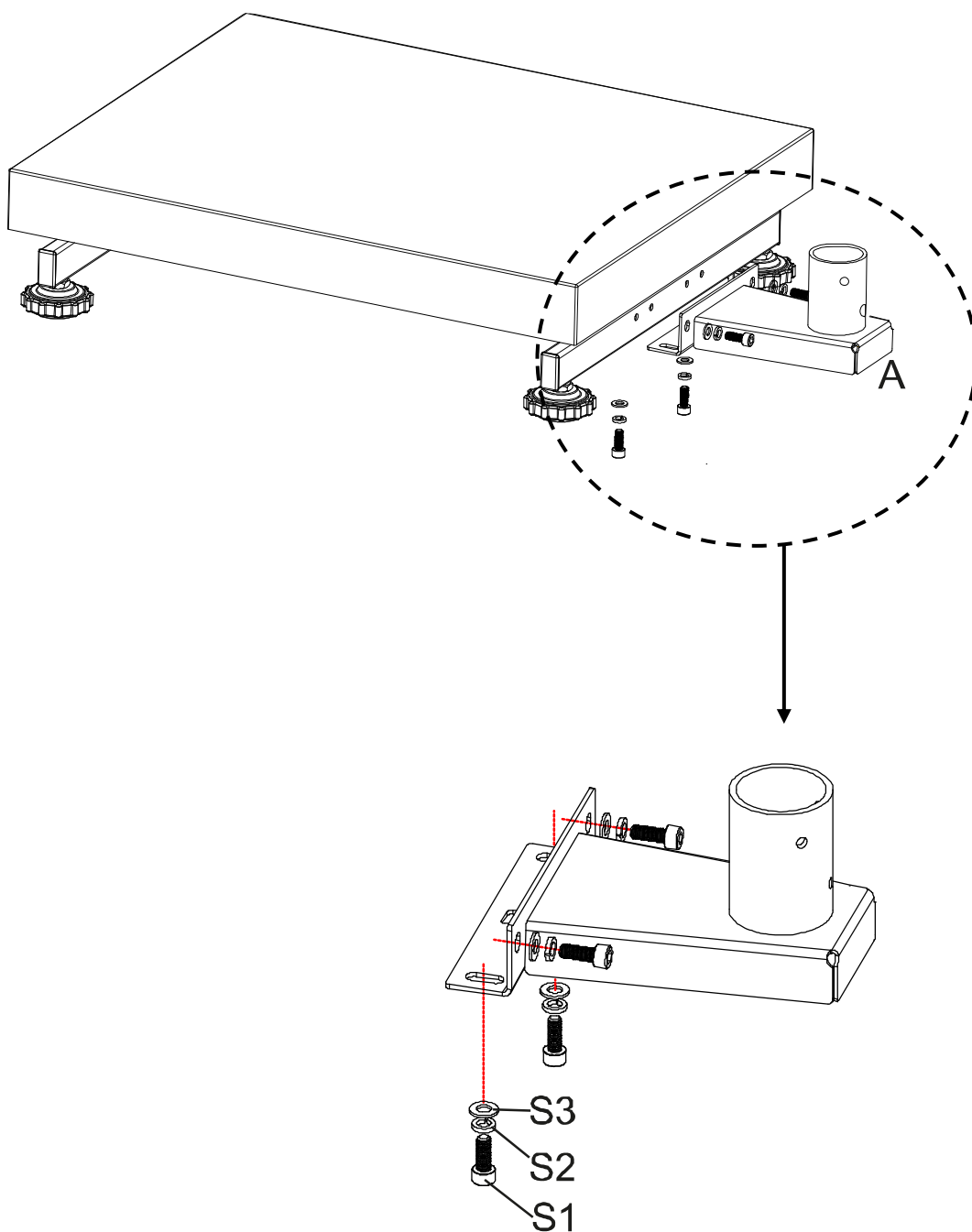


Fije el tubo del trípode a la base del trípode:

4. Desatornille los tornillos **S4** y **S5** del tubo del soporte.
5. Inserte **el tubo del trípode (B)** en la base del trípode. Asegúrese de que el orificio del tubo del soporte coincide con el orificio **S4**.
6. Vuelva a atornillar los tornillos **S5** y fije el tubo vertical con el tornillo **S4**.

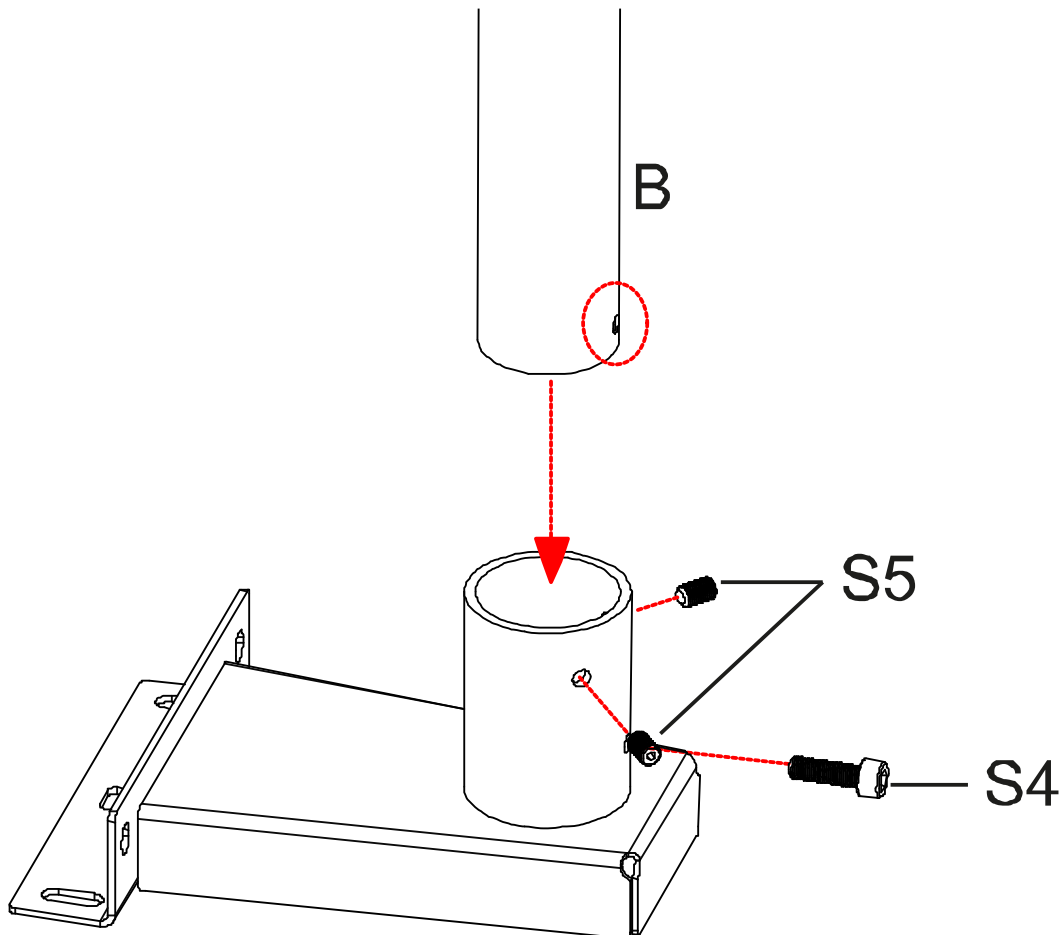

Fije la unidad de visualización al tubo del soporte:

7. Introduzca el adaptador **(C)** en el tubo del soporte **(B)** y fíjelo con los tornillos **S6**.
8. Fije la placa adaptadora **S9** al soporte para la unidad de pantalla con los tornillos **S7**.

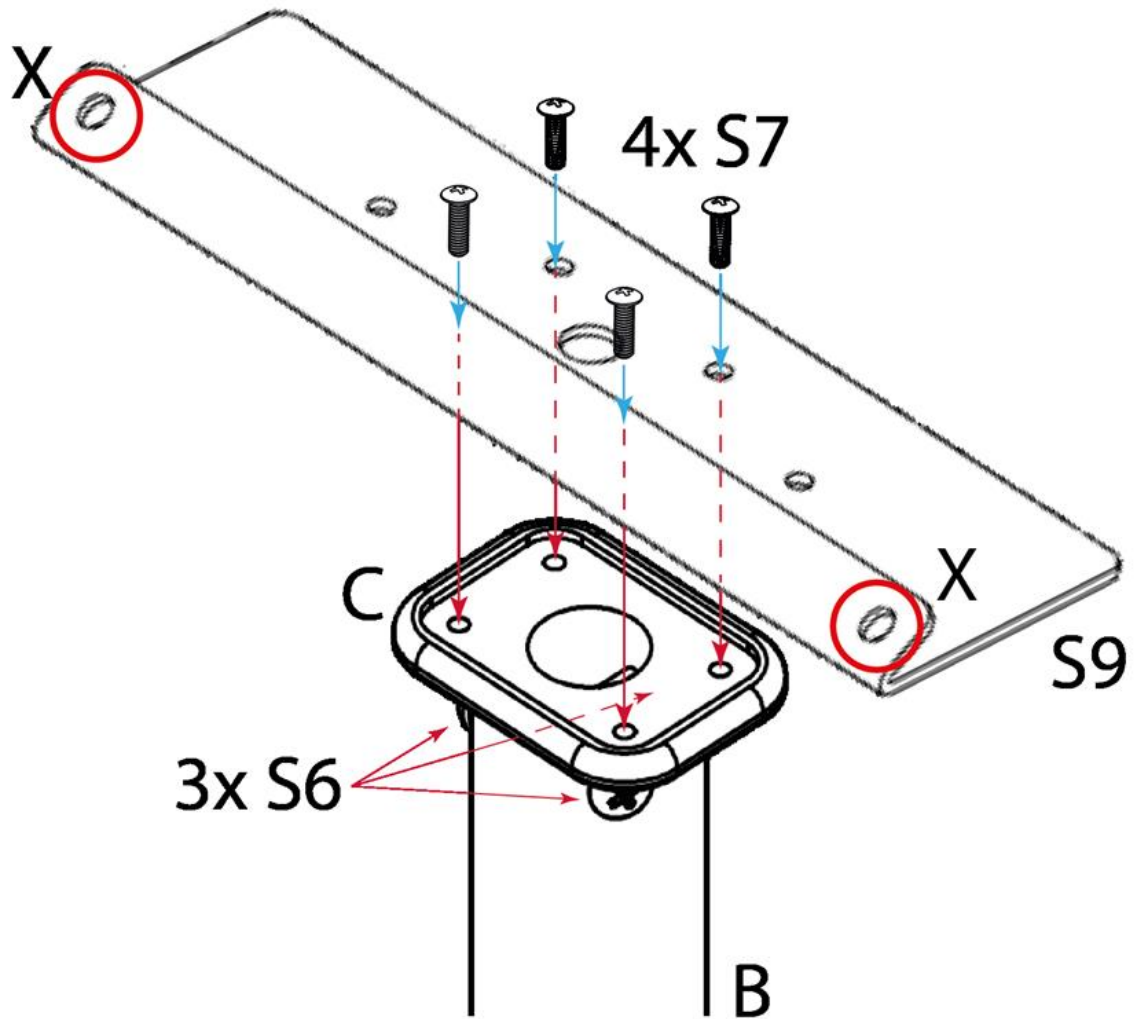

9. Atornilla el dispositivo indicador con los tornillos **S8** en los orificios **X**.

4 Anexo

