



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433-9933-0
Fax.: +49-[0]7433-9933-149
Web: www.kern-sohn.com

Manual para la instalación Pedal

KERN YKF-01

Versión 1.2
2018-08
E



YKF-01-IA-s-1812



KERN YKF-01

Versión 1.2 2018-08

Manual para la instalación Pedal



Soló para KERN PCD y KERN PCB.

1 Montaje

Conectar el pedal como se indica en la imagen.



2 Elementos entregados

- Pedal
- Caja de conexión
- 1 cable

3 Explotación

El pedal sirve para transmitir los valores de pesaje a la impresora o al ordenador. Su otra funcionalidad es el ajuste de tara.

3.1 Tara

- ⇒ Encender la balanza mediante la tecla **ON/OFF**.
- ⇒ En el modo de pesaje mantener presionada la tecla **PRINT** hasta la aparición del menú „Unit”.
- ⇒ Presionar repetidamente la tecla **MODE** hasta que aparezca el parámetro „FOOt S”.
- ⇒ Confirmar presionando la tecla **SET**. Aparecerá el ajuste actual.
- ⇒ Mediante la tecla **Mode** elegir el ajuste „tAr” y validarlo mediante la tecla **SET**.
- ⇒ Colocar el recipiente en la balanza.
- ⇒ Presionar el pedal, en el display de la balanza aparecerá el valor cero.

3.2 Impresión o conexión del ordenador



Para transferir los datos es necesario disponer de un cable de interfaz compatible con la balanza. El cable sirve de conexión entre la caja de conexión del pedal y la impresora / ordenador.

- ⇒ Encender la balanza mediante la tecla **ON/OFF**.
- ⇒ En el modo de pesaje mantener presionada la tecla **PRINT** hasta la aparición del menú „**Unit**”.
- ⇒ Presionar repetidamente la tecla **MODE** hasta que aparezca el parámetro „**FOOt S**”.
- ⇒ Confirmar presionando la tecla **SET**. Aparecerá el ajuste actual.
- ⇒ Mediante la tecla **Mode** elegir el ajuste „**Pr**” y validarlo mediante la tecla **SET**.
- ⇒ Colocar el material a pesar.
- ⇒ Presionar el pedal para imprimir el valor de pesaje.