



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germania

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione Treppiedi

KERN DS, CDS

Tipo

Versione 1.0

2025-03


I

TDS-A04-B

TDS-A05-B



TDS-A04-B_TDS-A05-B-IA-i-2510

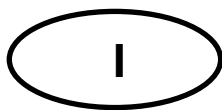

Treppiedi

Versione 1.0 2025-03

Istruzioni per l'installazione

Indice dei contenuti


1	Dati tecnici.....	3
1.1	Dimensioni.....	3
2	Ambito di consegna	6
3	Installazione	7
4	Appendice.....	10

1 Dati tecnici




KERN	TDS-A04-B	TDS-A05-B
Altezza del treppiede (mm)	330	600

1.1 Dimensioni




- Dimensioni in mm
- Disegni alla pagina successiva
- Disegno della piastra di adattamento alla fine del documento

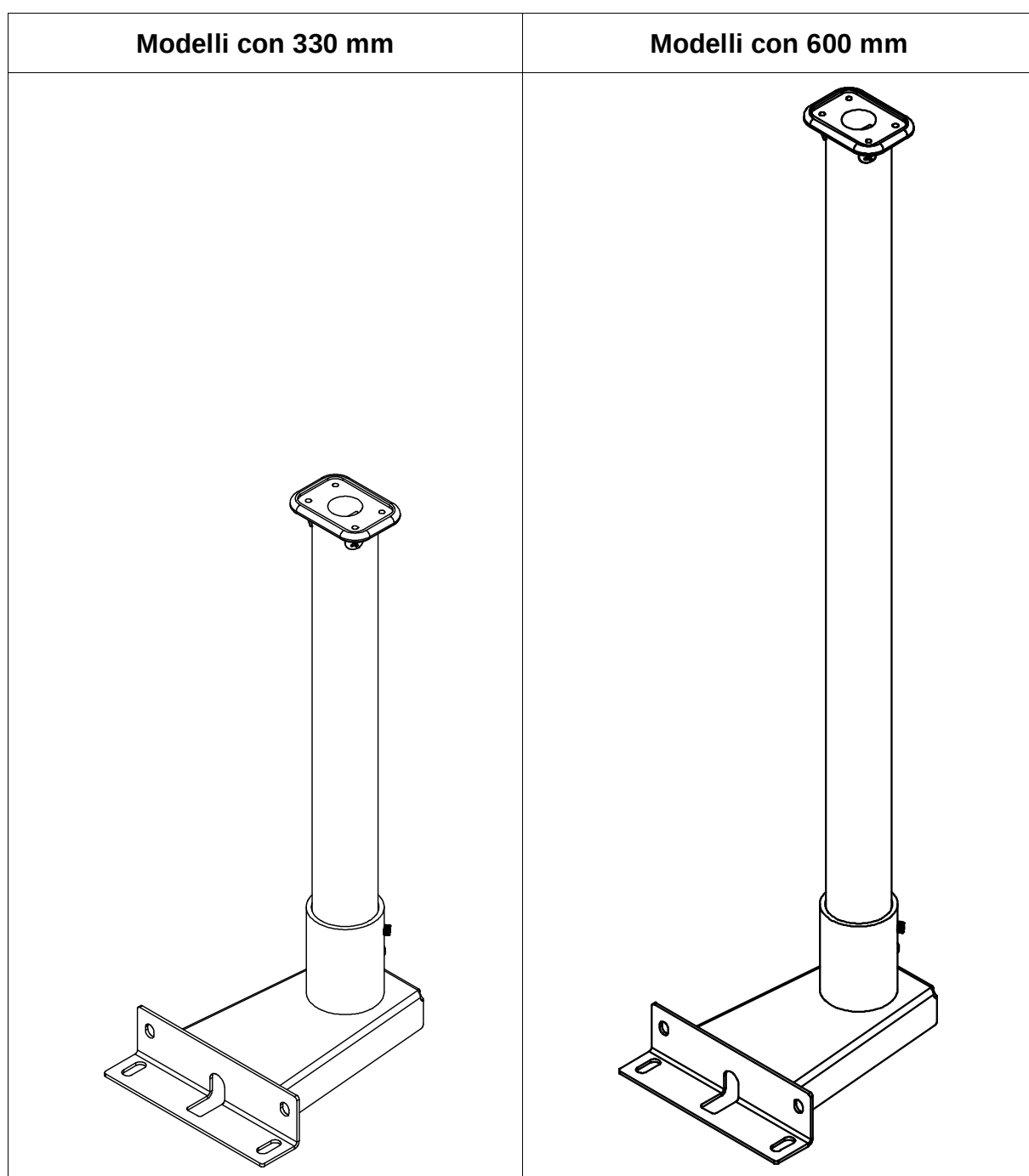









Modelli con 330 mm:

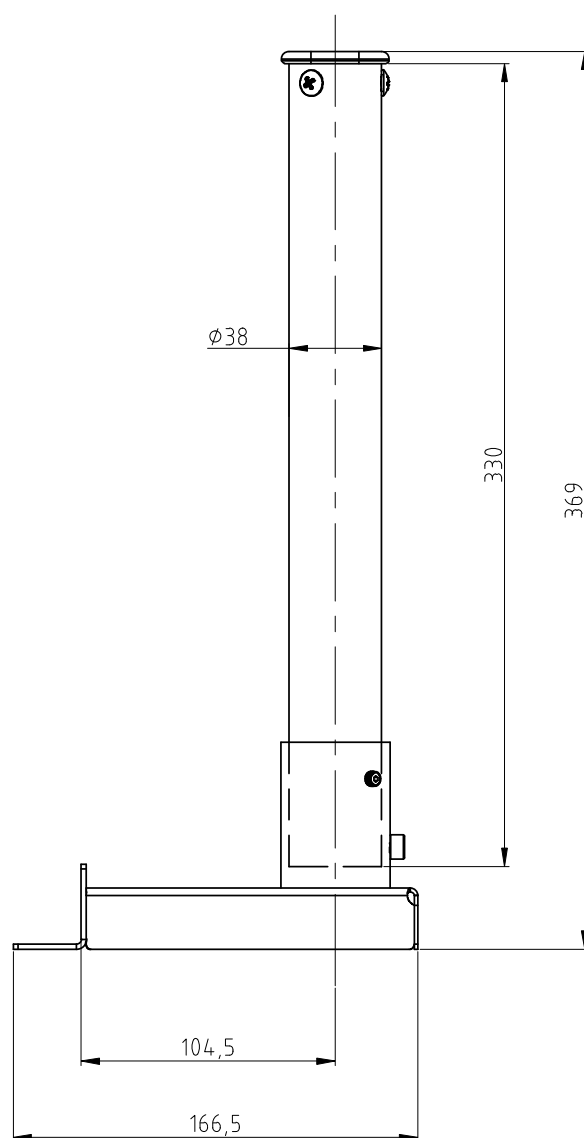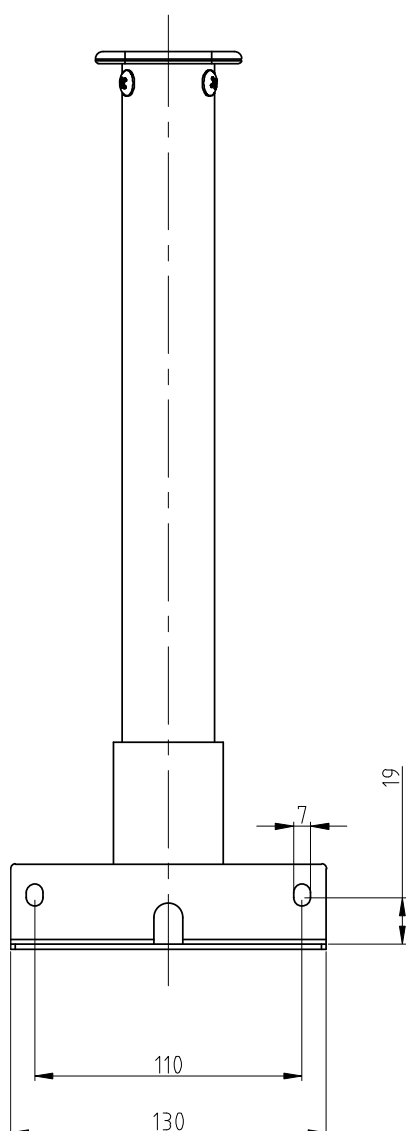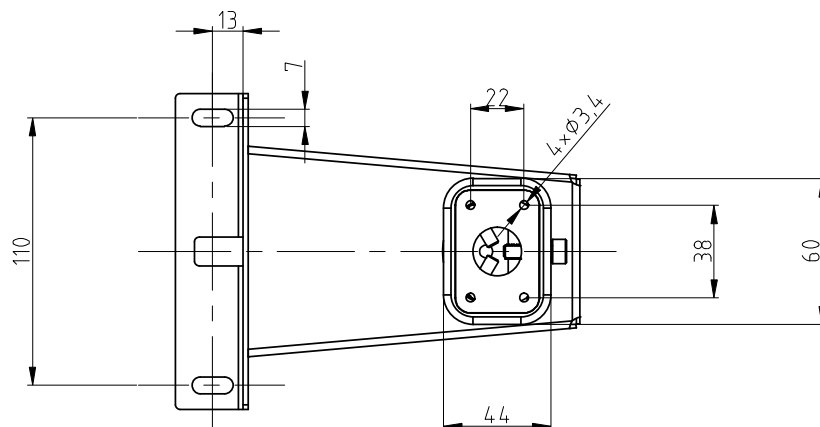

Modelli con 600 mm:

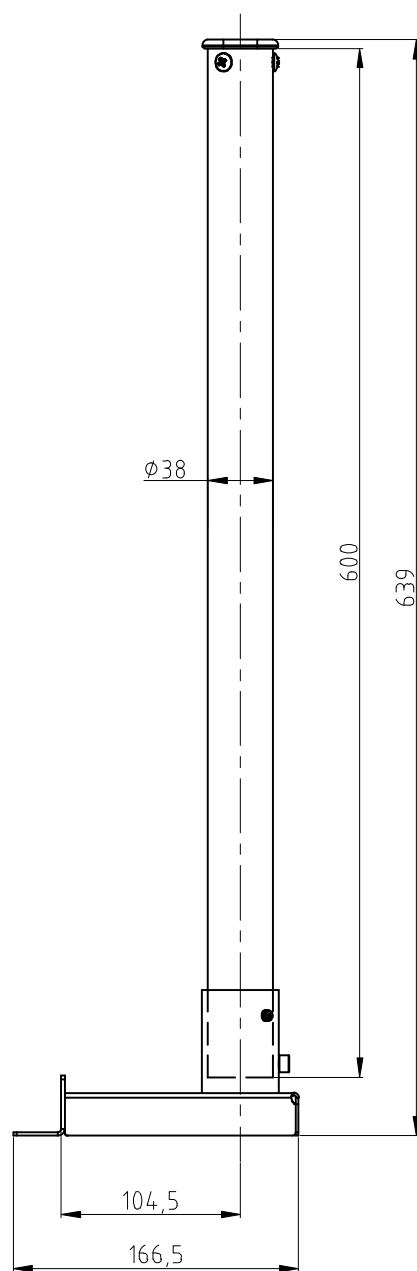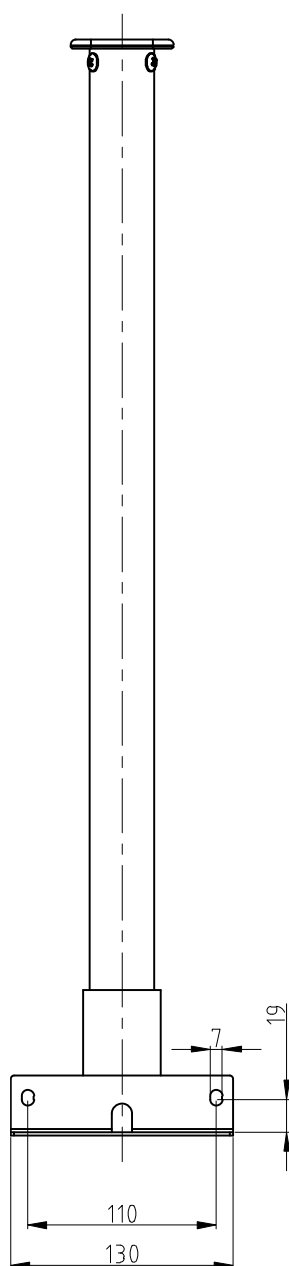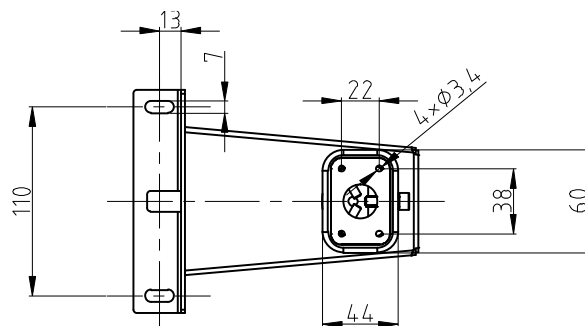

2 Ambito di consegna

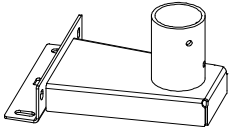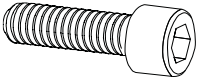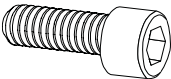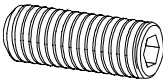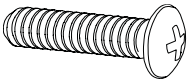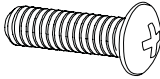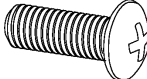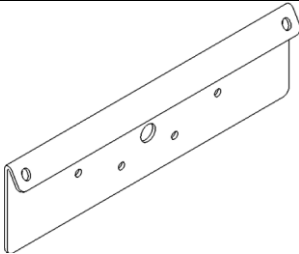
 A Base per treppiede 1 x	 B Tubo del treppiede 1 x	 C Adattatore 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Rondella elastica 4 x	 S3 Lavatrice 4 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M5 x 16 3 x
 S7 M4 x 10 4 x	 S8 M4 x 6 2 x	 S9 Piastra adattatore 1 x

3 Installazione

Fissare la base del treppiede alla piattaforma:


1. Posizionare la base dello stativo (**A**) al centro sopra i fori sul lato della piattaforma.
2. Collocare prima la rondella elastica (**S2**) e poi la rondella (**S3**) sulla vite (**S1**) (4 x).
3. Serrare la base del treppiede.

Assicurarsi di non schiacciare o danneggiare i cavi.

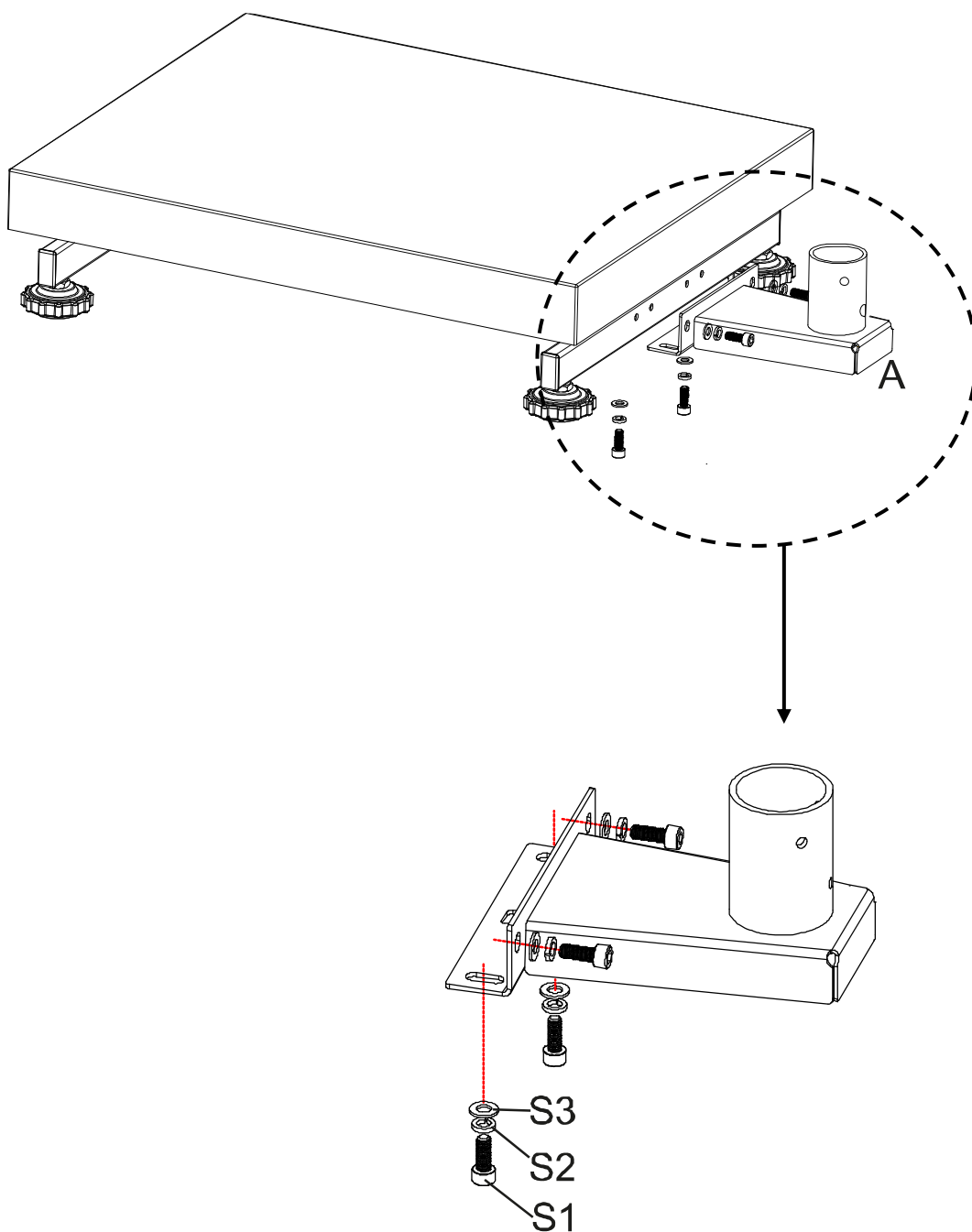


Fissare il tubo del treppiede alla base del treppiede:

4. Svitare le viti **S4** e **S5** dal tubo del supporto.
5. Inserire il tubo del supporto (**B**) nella base del supporto. Assicurarsi che il foro del tubo dello stativo corrisponda al foro **S4**.
6. Avvitare nuovamente le viti **S5** e fissare il tubo del supporto con la vite **S4**.

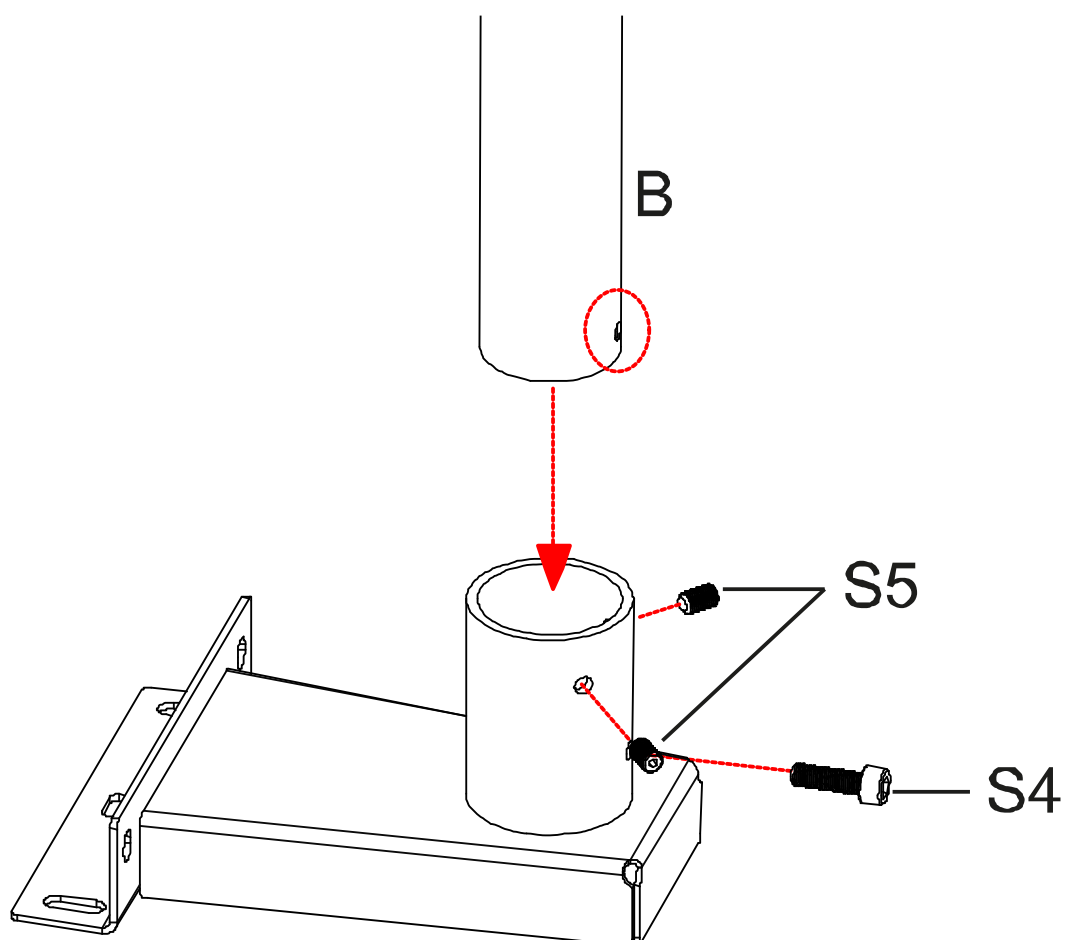

Fissare l'unità di visualizzazione al tubo di supporto:

7. Inserire l'adattatore (C) nel tubo dello stativo (B) e fissarlo con le viti S6.
8. Fissare la piastra di adattamento S9 al supporto dell'unità di visualizzazione con le viti S7.

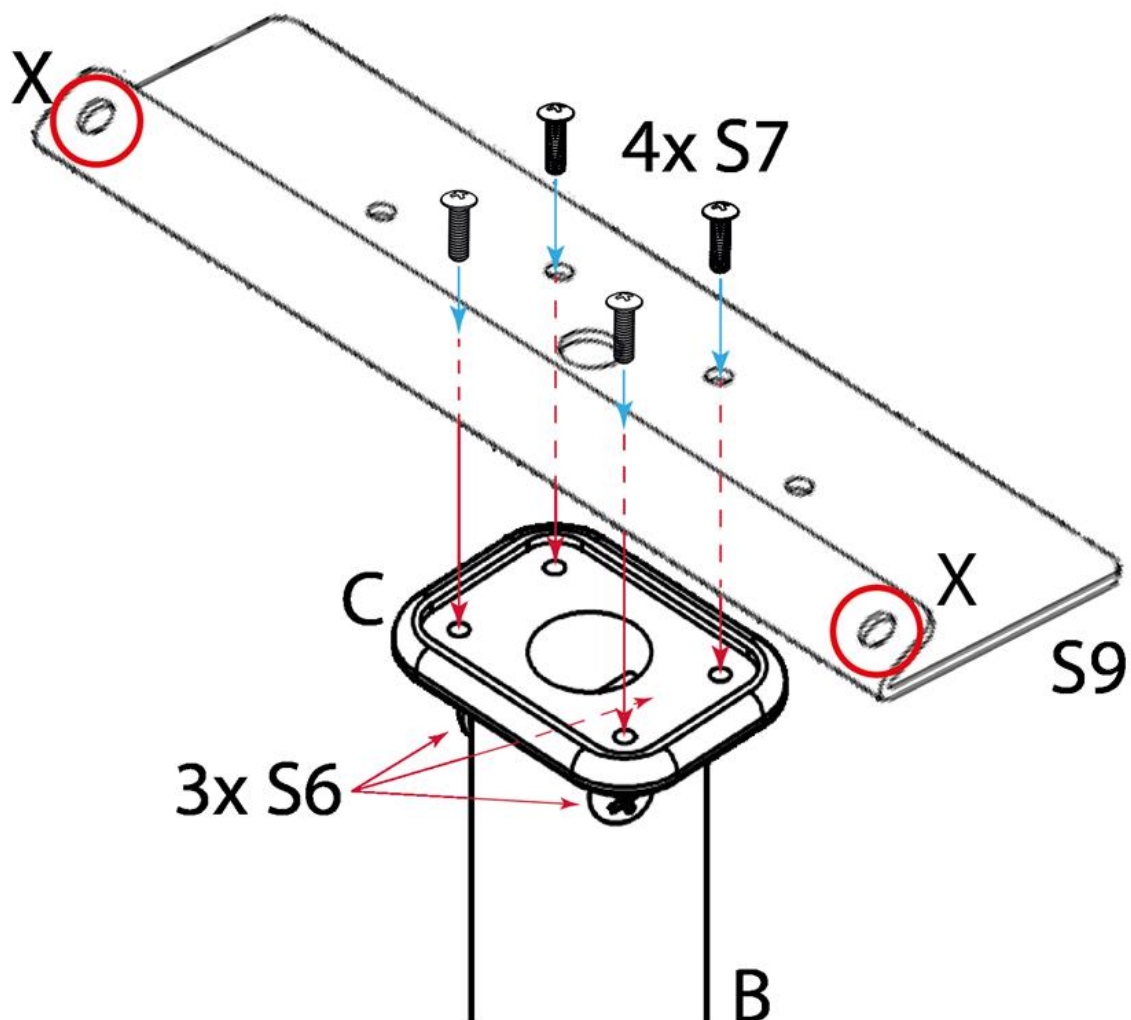

9. Avvita il display con le viti S8 ai fori X.

4 Appendice

