



KERN & Sohn GmbH

Pedreiro 1
D-72336 Balingen
Correio eletrónico:
info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instruções de instalação Tripé

KERN IFB-A01 / A02

Versão 1.3
2025-06
pt



IFB-A01-A02-IA-p-2513



Tripé

Versão 1.3 2025-06

Instruções de instalação




Índice

| | | |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Dados técnicos | 3 |
| 1.1 | Dimensões | 4 |
| 2 | Âmbito de fornecimento | 6 |
| 3 | Instalação | 7 |




1 Dados técnicos

| KERN | IFB-A01 | IFB-A02 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Altura do tripé (mm) | 330 | 600 |
| Para tamanhos de plataforma (mm) | 300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500 | 400 x 300 500 x 400 650 x 500 |






1.1 Dimensões
Modelos com 330 mm:

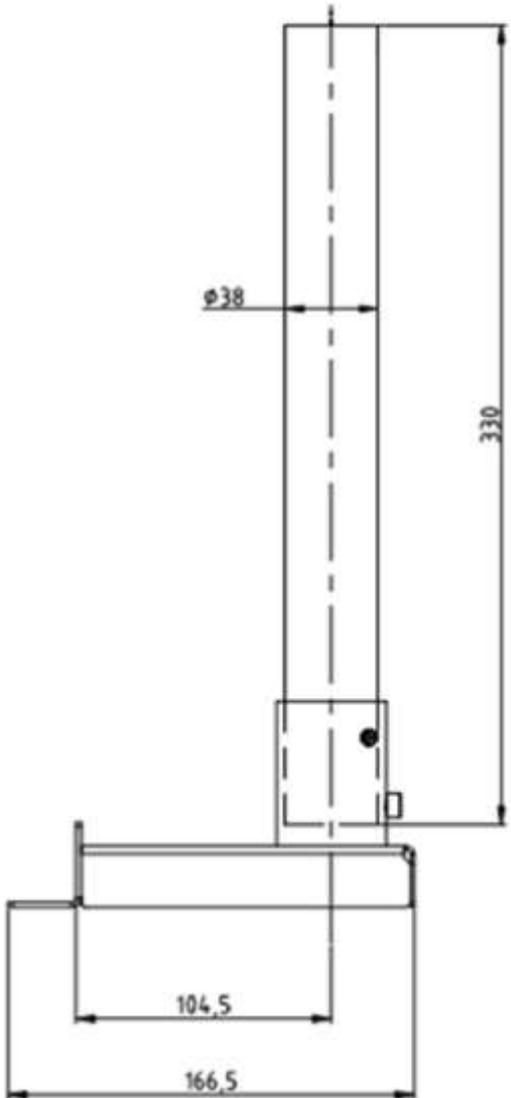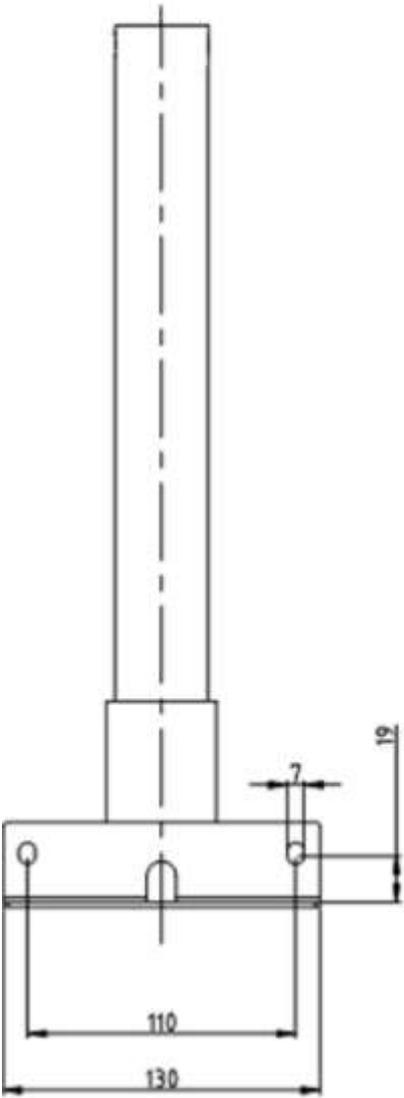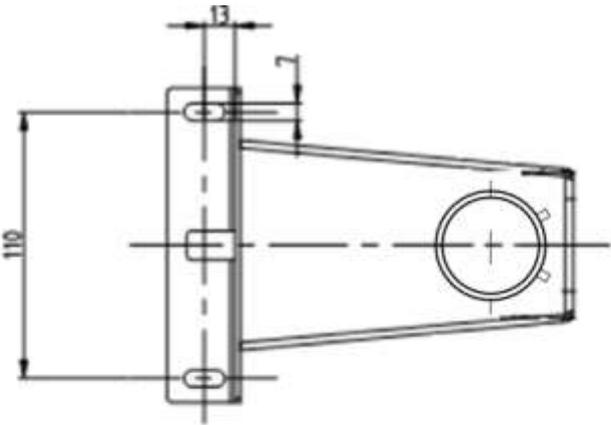

Modelos com 600 mm:

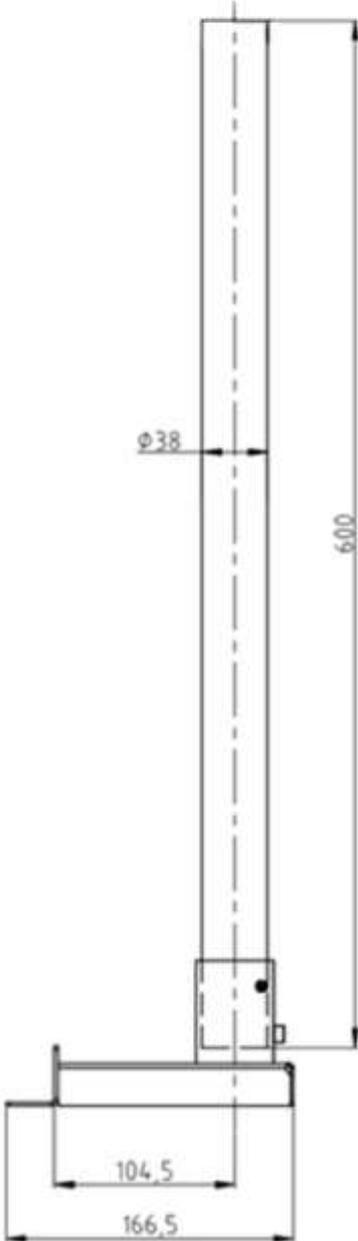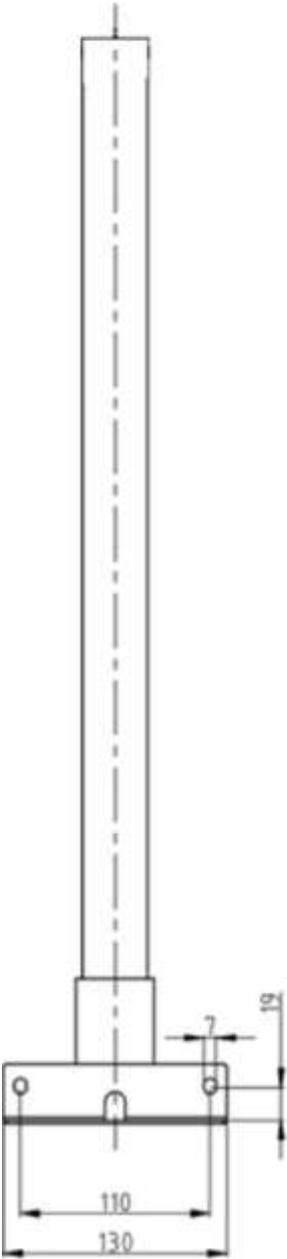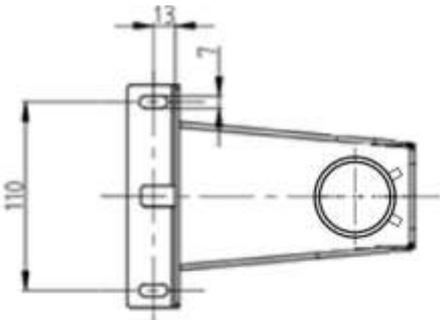

2 Âmbito de fornecimento
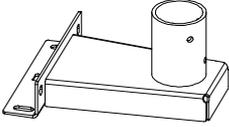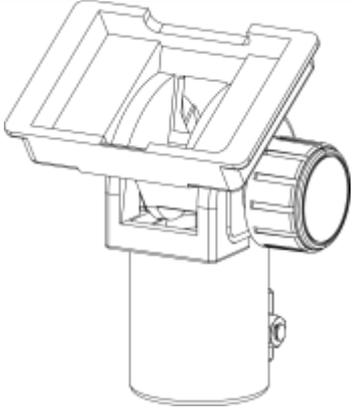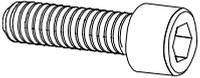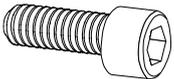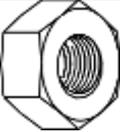
| | | |
|---|--|--|
|  <p>A Base do tripé 1 x</p> |  <p>B Tubo do tripé 1 x</p> |  <p>C Suporte para expositor 1 x</p> |
|  <p>S1 M6 x 16 4 x</p> |  <p>S2 Arruela de pressão 4 x</p> |  <p>S3 Máquina de lavar roupa 5 x</p> |
|  <p>S4 M6 x 12 1 x</p> |  <p>S5 M6 x 10 2 x</p> |  <p>S6 M8 x 20 1 x</p> |
|  <p>S7 Porca M8 1 x</p> | | |


C, S3 (1x), S6 e S7 são fornecidos pré-montados.

3 Instalação

Fixe a base do tripé à plataforma:


1. Colocar a base do suporte **(A)** no centro, por cima dos orifícios situados na parte lateral da plataforma.
2. Colocar primeiro a anilha de mola **(S2)** e depois a anilha **(S3)** no parafuso **(S1)** (4 x).
3. Aperte a base do tripé.

Certifique-se de que não aperta nem danifica nenhum cabo.

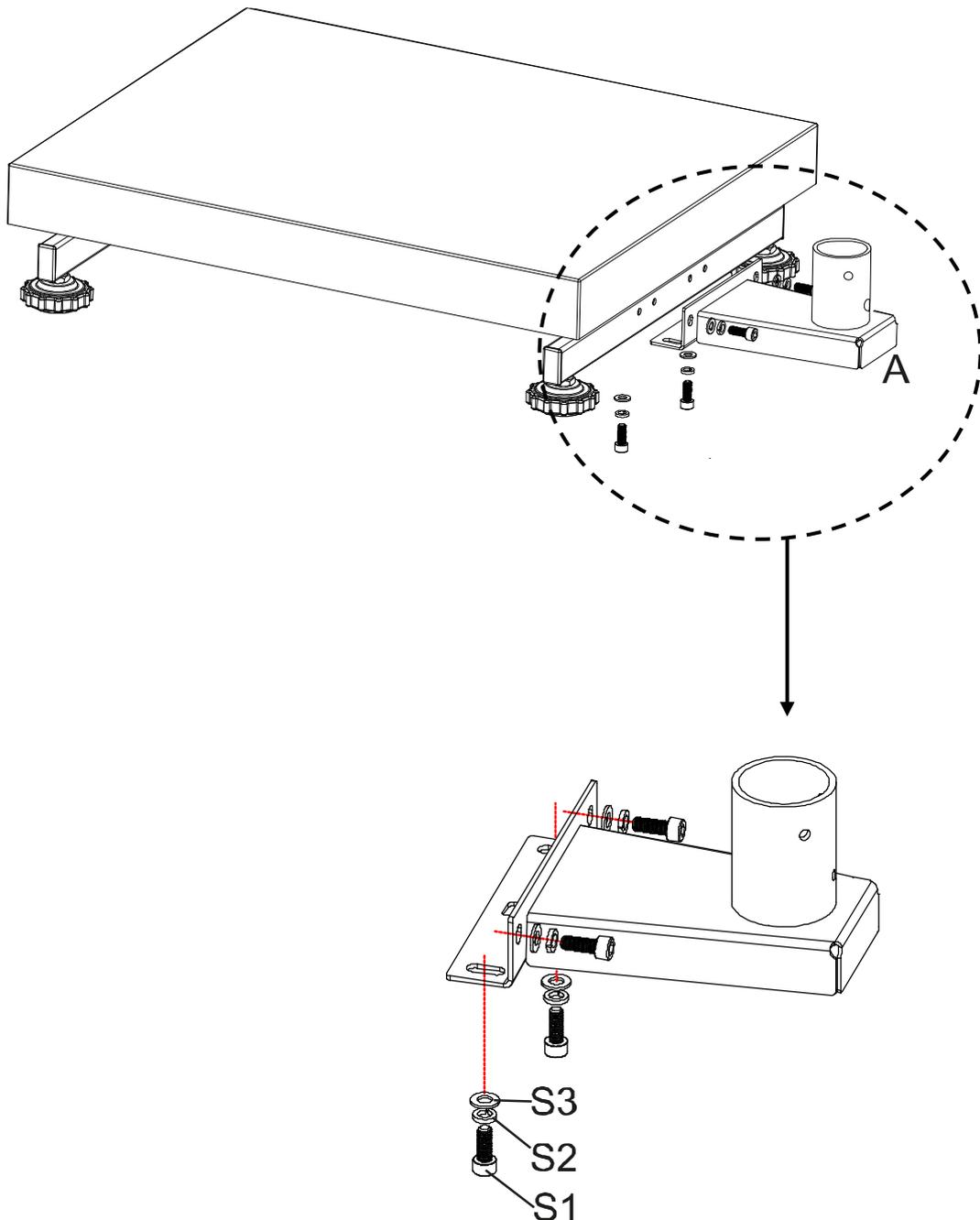


Fixe o tubo do tripé à base do tripé:

4. Desaparafusar os parafusos **S4** e **S5** do tubo do suporte.
5. Insira o tubo do tripé (**B**) na base do tripé. Certifique-se de que o orifício no tubo do suporte coincide com o orifício **S4**.
6. Aparafusar novamente os parafusos **S5** e fixar o tubo do suporte com o parafuso **S4**.

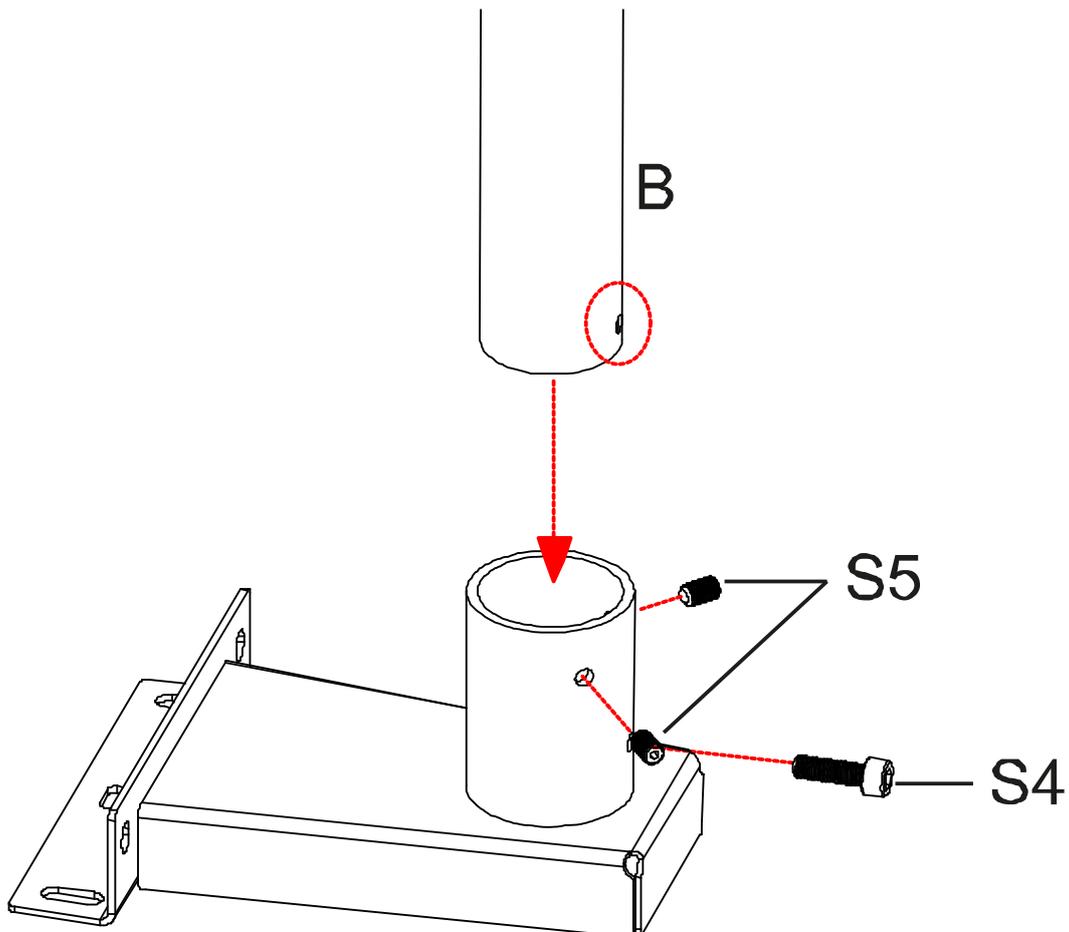

Fixar a unidade de visualização ao tubo do suporte:

7. Introduzir o suporte da unidade de visualização **(C)** no tubo do suporte e fixá-lo com os parafusos **S6**.

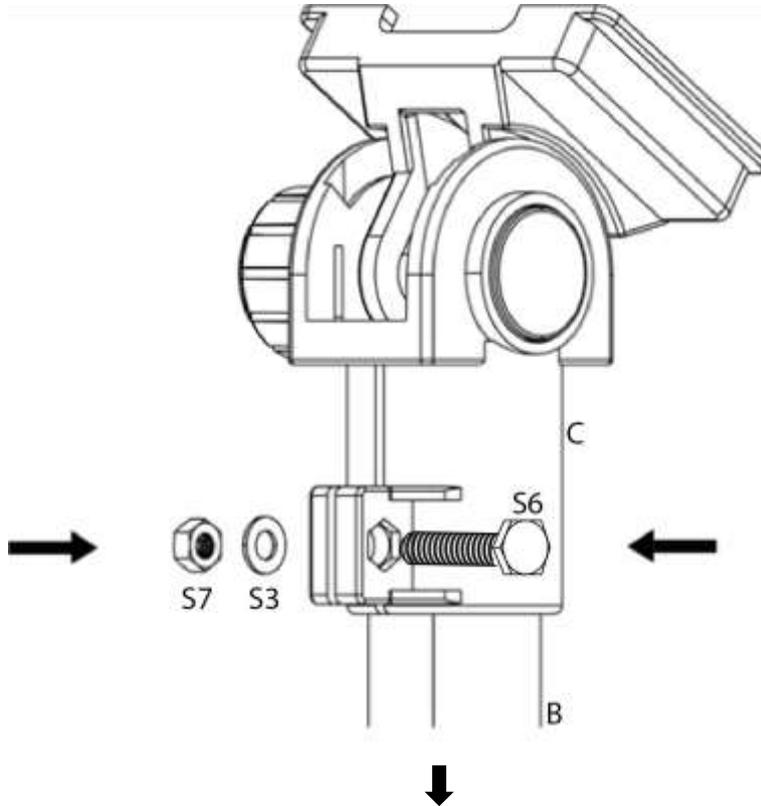

⇒ Introduzir o suporte **(C)** da unidade de visualização na extremidade superior do tubo do suporte **(B)** e fixar com o parafuso **(S6)**.

Contrapor no lado oposto a anilha **(S3)** e a porca **(S7)**.