



KERN & Sohn GmbH

Brickyard 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione Treppiede

KERN IFB-A01 / A02

Versione 1.3
2025-06
it



IFB-A01-A02-IA-i-2513



Treppiede

Versione 1.3 2025-06

Istruzioni per l'installazione




Indice dei contenuti

1	Dati tecnici	3
1.1	Dimensioni.....	4
2	Ambito di fornitura	6
3	Installazione	7




1 **Dati tecnici**

KERN	IFB-A01	IFB-A02
Altezza del treppiede (mm)	330	600
Per le dimensioni della piattaforma (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500






1.1 Dimensioni **Modelli con 330 mm:**

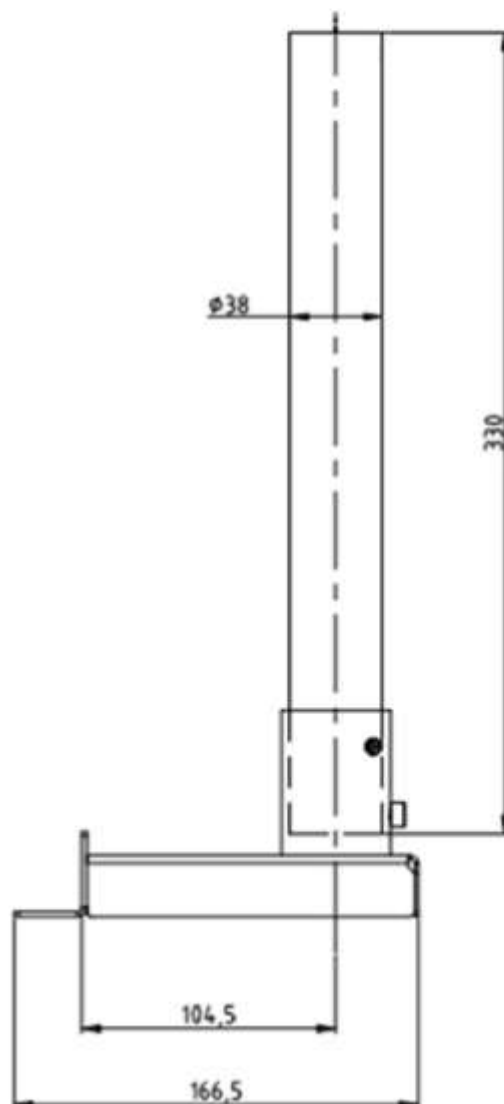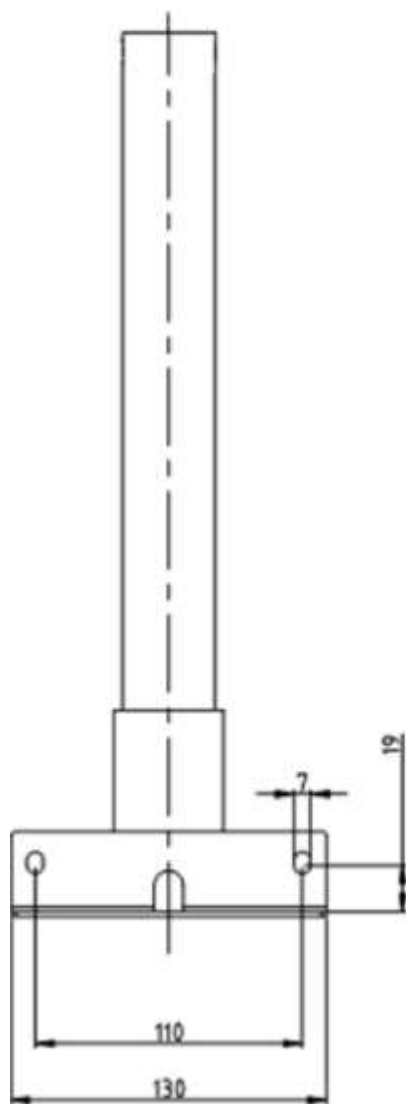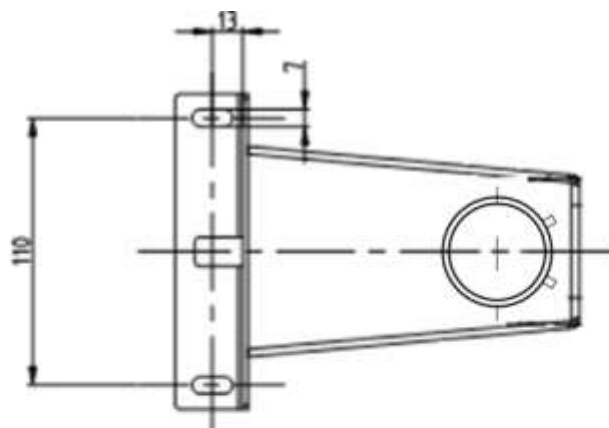

Modelli con 600 mm:

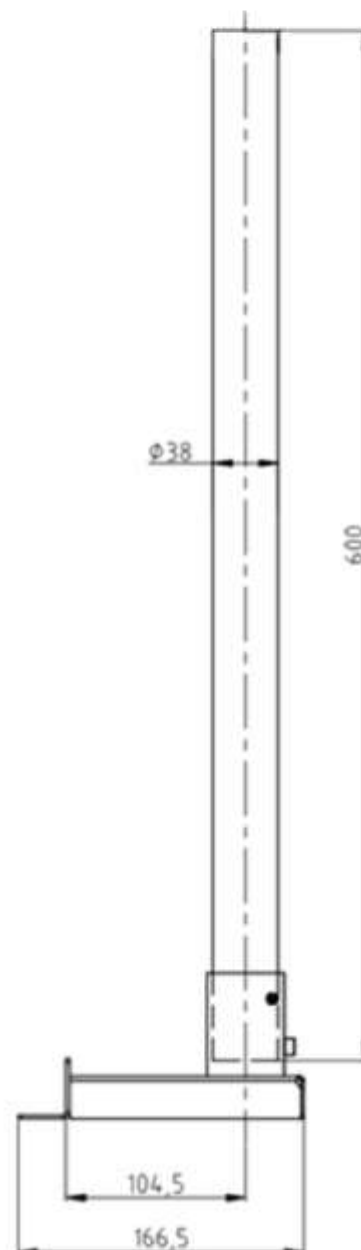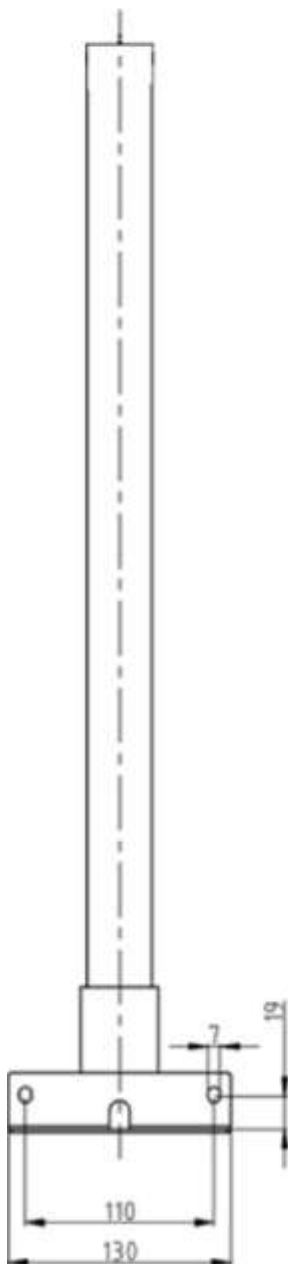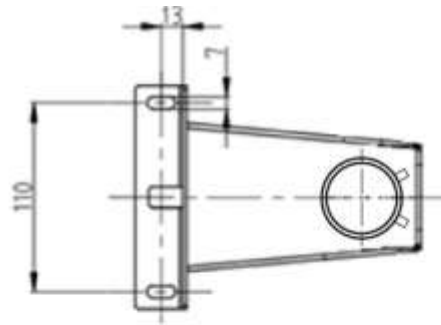

2 Ambito di fornitura

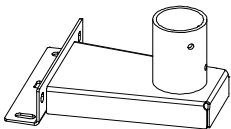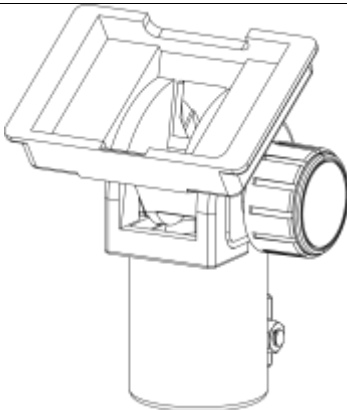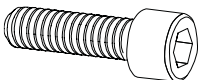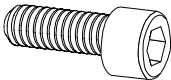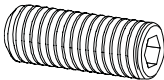 A Base per treppiede 1 x	 B Tubo del treppiede 1 x	 C Supporto per espositore 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Rondella elastica 4 x	 S3 Lavatrice 5 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M8 x 20 1 x
 S7 Dado M8 1 x		


C, S3 (1x), S6 e S7 sono forniti preassemblati.

3 Installazione

Fissare la base del treppiede alla piattaforma:


1. Posizionare la base dello stativo (**A**) al centro sopra i fori sul lato della piattaforma.
2. Collocare prima la rondella elastica (**S2**) e poi la rondella (**S3**) sulla vite (**S1**) (4 x).
3. Serrare la base del treppiede.

Assicurarsi di non schiacciare o danneggiare i cavi.

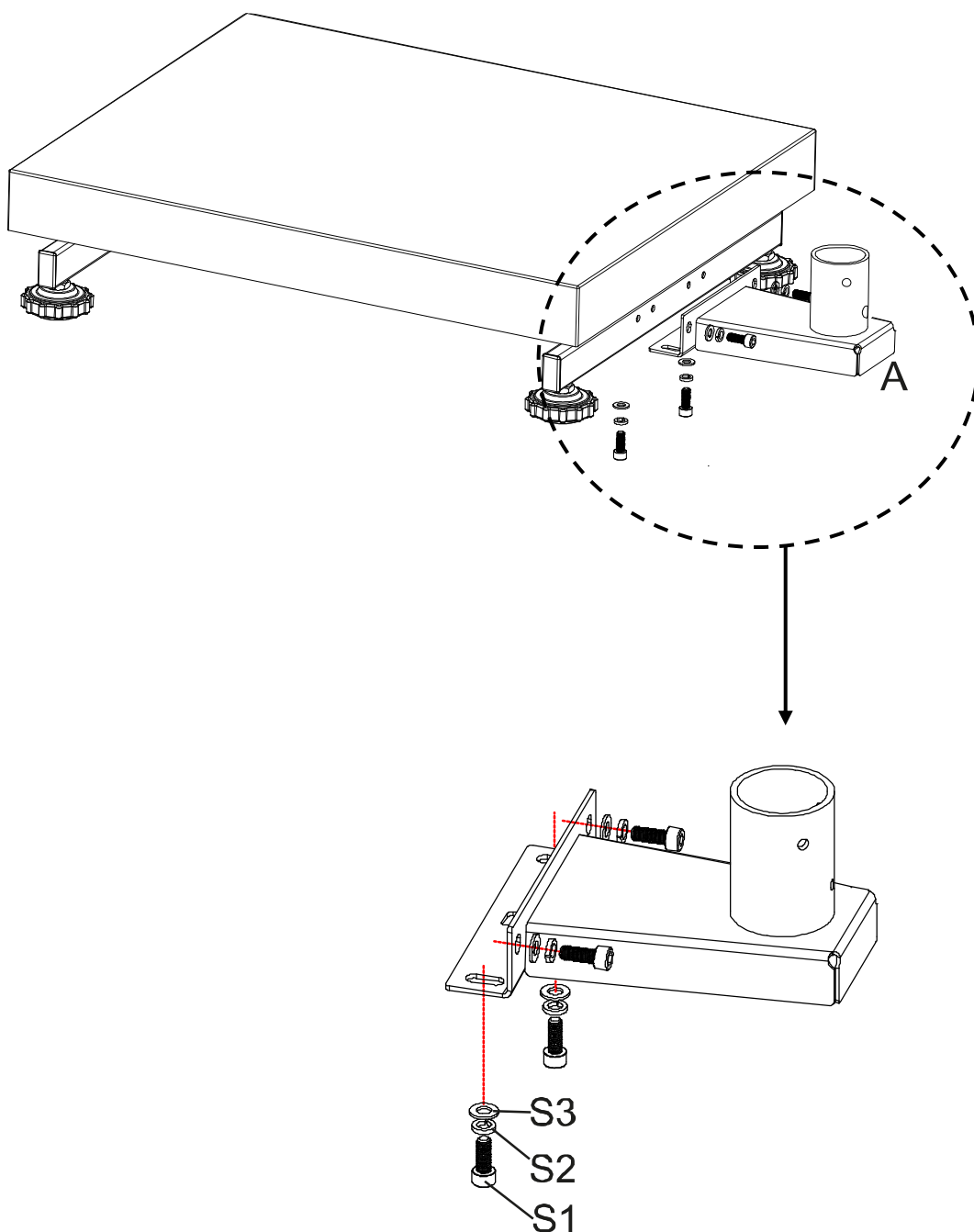


Fissare il tubo del treppiede alla base del treppiede:

4. Svitare le viti **S4** e **S5** dal tubo del supporto.
5. Inserire il tubo del treppiede (**B**) nella base del treppiede. Assicurarsi che il foro del tubo del cavalletto corrisponda al foro **S4**.
6. Avvitare nuovamente le viti **S5** e fissare il tubo del supporto con la vite **S4**.

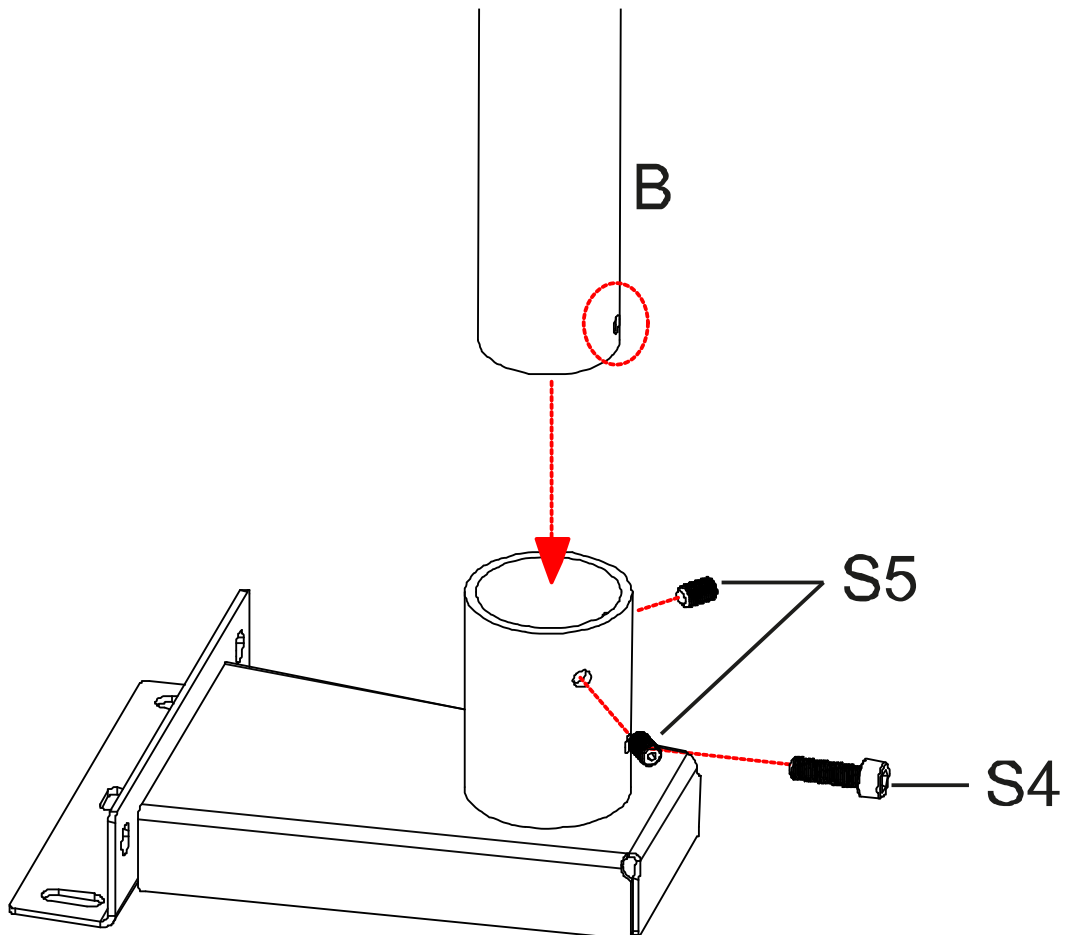

Fissare l'unità di visualizzazione al tubo di supporto:

7. Inserire il supporto dell'unità di visualizzazione **(C)** nel tubo del supporto e fissarlo con le viti **S6**.

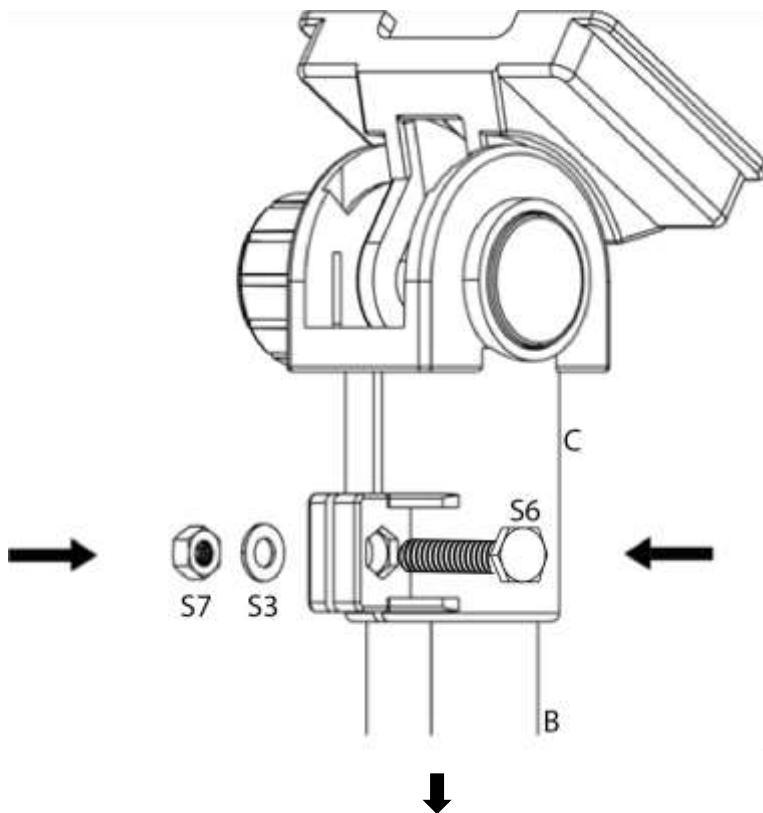

⇒ Inserire il supporto **(C)** per l'unità display nell'estremità superiore del tubo di supporto **(B)** e fissarlo con la vite **(S6)**.

Contrapporre sul lato opposto la rondella **(S3)** e il dado **(S7)**.