

D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

# Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna



911-013-BA-cz-1711



# **KERN 911-013**

Verze 1.1 2017-01 Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna

# Obsah

1	Technické údaje	3
2	Prohlášení o shodě	3
3	Vybalení	4
3.1	Rozsah dodávky:	4
4	Umístění a zprovoznění	5
5	Názvy jednotlivých částí tiskárny	6
6	Popis tlačítek a LED kontrolek	7
6.1	Autotest	7
6.2	Provozní režim a pohotovostní režim	7
6.3	Změna řádku	8
6.4	Zapnutí	8
6.5	Papír	8
6.6	Vkládání barvicí pásky	0
7	Mikrospínače 1	1
8	Nápověda v případě drobných poruch1	2

# 1 Technické údaje

Rozlišení znaku	mozaika, 5 × 8 bodů		
Rychlost tisku	1,8 řádku za sekundu		
Počet znaků na řádku	180		
Tabulka znaků	PC437, 852, 857, 858, 860, 863, 864, 865, 866, 869, WPC1252, Katakana, CBM-910 Emulation (Japan, International)		
Papír	v roli, 57,5 ±0,5 (šířka) × 60 nebo 80 (průměr) [mm] v roli, 57,5 ±0,5 (šířka) × 50 nebo 50 (průměr) [mm]		
Elektrické napájení	7 VDC		
Síťový adaptér	7 VDC, 1,6 A		
Spotřeba elektrické energie	pohotovostní režim: 0,5 W tisk: 7 W		
Napájecí konektor	typu Jack 2.1		
Přenosová rychlost	150, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 baudů		
Parametry / datový formát	ASCII		
Parita	jednoduchá, opačná, chybí		
Přenosový protokol	ASCII		
Životnost	1 milion řádků		
Pracovní teplota	0–40 °C		
Vlhkost vzduchu	max. 10–90 %, relativní (bez kondenzace)		
Rozměry	100 × 180 × 106 mm		
Hmotnost	470 g (bez role papíru)		

# 2 Prohlášení o shodě

Aktuální ES/EU prohlášení o shodě je dostupné na adrese:

www.kern-sohn.com/ce

### 3 Vybalení

#### 3.1 Rozsah dodávky:



- 1. Tiskárna
- 2. Připojovací konektor
- 3. Kazeta s barvicí páskou
- 4. 1 role papíru
- 5. Zásuvkový adaptér (Euro)
- 6. Instalační návod (bez obrázků)

Pokud chybí byť jedna z výše uvedených částí, ihned kontaktujte obchodního zástupce.

## 4 Umístění a zprovoznění

Tiskárny používejte výlučně na pracovištích s následujícími podmínkami: teplota: 0–40 °C,

vlhkost: 10-90 % (bez kondenzace).

Proto také při výběru místa umístění dodržujte následující zásady:

Chraňte před prachem a rozstřiky vody.

Tiskárnu neumísťujte vedle silných zdrojů tepla.

Zařízení neumísťujte v dosahu silných, impulsních, elektrických, magnetických a elektromagnetických polí a povrchů přitahujících elektrostatické výboje. Zabraňte přímému působení slunečního světla, nárazům a otřesům.

Elektrické napájení je realizováno pomocí externího napájecího zdroje. Vytištěná hodnota napětí musí být shodná s místním napětím. Používejte pouze originální napájecí zdroje firmy KERN. Použití jiných výrobků vyžaduje souhlas firmy KERN.

### 5 Názvy jednotlivých částí tiskárny



- 1. Kryt zásobníku papíru (odnímatelný)
- 2. Horní kryt
- 3. Spodní kryt
- 4. Přepínač "Zap/Vyp"
- 5. Tlačítko "ĽF"
- 6. Tlačítko "SEL"
- 7. LED kontrolka "SEL"
- 8. LED kontrolka "Power" elektrického napájení
- 9. Napájecí konektor
- 10. Rozhraní RS-232

# 6 Popis tlačítek a LED kontrolek



1	LED kontrolka "Power"	LED kontrolka elektrického napájení
2	LED kontrolka "SEL"	<ul> <li>Svítí v pohotovostním režimu</li> <li>Bliká, když chybí papír (každé 0,5 s): vypněte LED kontrolku stisknutím tlačítka "SEL", vyměňte roli papíru.</li> <li>Při poruše bliká každých 0,25 s: Vypněte a opět zapněte tiskárnu.</li> </ul>
3	Tlačítko "SEL"	Zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu
4	Tlačítko "LF" (Line Feed)	<ul><li>Změna řádku</li><li>Spuštění autotestu</li></ul>

#### 6.1 Autotest

Nastavení tiskárny můžete zkontrolovat provedením autotestu.

Abyste mohli provést autotest, připojte tiskárnu k elektrické síti. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" a současně stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko "LF". Spustí se tisk aktuálního nastavení zařízení.

#### 6.2 Provozní režim a pohotovostní režim

Tiskárna po připojení k elektrické síti se nachází v provozním režimu, který umožňuje příjem a tisk údajů. Tiskárnu můžete také přepnout do pohotovostního režimu. Pro přepnutí stiskněte tlačítko "SEL", kontrolka "SEL" zhasne, nyní se tiskárna nachází v pohotovostním režimu a nemůže přijímat žádné údaje. Abyste se vrátili do provozního režimu, stiskněte tlačítko "LED", kontrolka "SEL" se opět rozsvítí.

#### 6.3 Změna řádku

V pohotovostním režimu (kontrolka "SEL" nesvítí) stiskněte tlačítko "LF", dojde ke změně řádku bez tisku údajů. Opětovné stisknutí tlačítka "LF" zruší příkaz změny řádku.

#### 6.4 Zapnutí

Tiskárna je připojená k elektrické síti a připravena k práci, svítí LED kontrolka "Power".

#### 6.5 Papír

Sejměte kryt zásobníku papíru (viz obrázek). Abyste to provedli, nadzvedněte kryt nahoru ve směru šipky.



#### Příprava papíru

⇒ Papír připravte podle obrázku níže.



#### Vkládání papíru



- Opatrně odtáhněte držák papíru vně ve směru šipky a vložte roli papíru tak, aby se vysunulo minimálně 5–6 cm papíru.
- Přeložte papír otvorem zařízení a pak protáhněte otvorem krytu zásobníku papíru.
- ⇒ Nasaďte zpět kryt zásobníku papíru.
- ➡ Přidržujte stisknuté tlačítko "LF", než se papír vysune z výstupního otvoru mechanismu.

#### Odtržení papíru

⇒ Výtisk táhněte v diagonálním směru k tisku, až bude přiléhat k řezací liště na krytu tiskárny.

Výtisk netáhněte nahoru.

#### 6.6 Vkládání barvicí pásky

- ⇒ Zapněte tiskárnu.
- ⇒ Sejměte kryt zásobníku papíru.
- Opatrně vložte barvicí pásku, kotouč (1) musí být na levé straně zepředu, mezi hlavu tiskárny (2) a destičky (3) (viz obrázek).



# 7 Mikrospínače

Provozní režim tiskárny se nastavuje pomocí mikrospínačů (switchů).

#### Spínače 1–4:

Switch No.	Function	OFF	ON	Factory Setting
1	Character direction	Normal	Inverted	OFF
2	CR	Ignore CR	CR + LF	OFF
3	Reset in	Disable	Enable	ON
4	Bit length	8 bits	7 bits	OFF

### Spínače 5–8: Přenosová rychlost a parita:

	Swite	h No.		Dovity	David Data	Footony Cotting	
8	7	6	5	Farity	Daug hate	Factory Setting	
OFF	OFF	OFF	OFF	None	4800	0	
OFF	OFF	OFF	ON	None	1200	—	
OFF	OFF	ON	OFF	None	2400	—	
OFF	OFF	ON	ON	None	4800	—	
OFF	ON	OFF	OFF	None	9600	_	
OFF	ON	OFF	ON	None	19200	—	
OFF	ON	ON	OFF	Odd	1200	—	
OFF	ON	ON	ON	Odd	2400	_	
ON	OFF	OFF	OFF	Odd	4800	_	
ON	OFF	OFF	ON	Odd	9600	—	
ON	OFF	ON	OFF	Odd	19200	—	
ON	OFF	ON	ON	Even	1200	_	
ON	ON	OFF	OFF	Even	2400	_	
ON	ON	OFF	ON	Even	4800	—	
ON	ON	ON	OFF	Even	9600	—	
ON	ON	ON	ON	Even	19200	_	

•	•	Změnu nastavení mikrospínačů provádějte při vypnutém elektrickém napájení. Změny se projeví po opětovném zapnutí.
i	•	Společně s tiskárnou používejte pouze příslušenství a váhy firmy KERN. Při připojování kabelů k tiskárně musí být tiskárna odpojena od elektrického napájení.

# 8 Nápověda v případě drobných poruch

Problém	Řešení
Nesvítí kontrolka "Power" elektrického napájení.	Zkontrolujte, zda je síťový adaptér připojen k tiskárně a síti.
Papír se nevysunuje.	Zkontrolujte, zda jste papír správně vložili a výstupní otvor mechanismu není zablokován.
Papír se nevysunuje a netiskne.	Zkontrolujte, zda je připojovací kabel správně připojen na obou stranách a zda se provádí autotest tiskárny.

Pokud nemůžete poruchy odstranit, kontaktujte obchodního poradce.