



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione lampada spia

KERN CFS-A03

Versione 1.5

2025-06

it




CFS-A03-IA-i-2515

Configurazione

È possibile adattare la spia luminosa **CFS-A03** a differenti impieghi. A tal fine è necessario eseguire le seguenti operazioni:

Per sostituzione delle connessioni svitare le 4 viti di fissaggio della piastra base e togliere la piastra stessa.

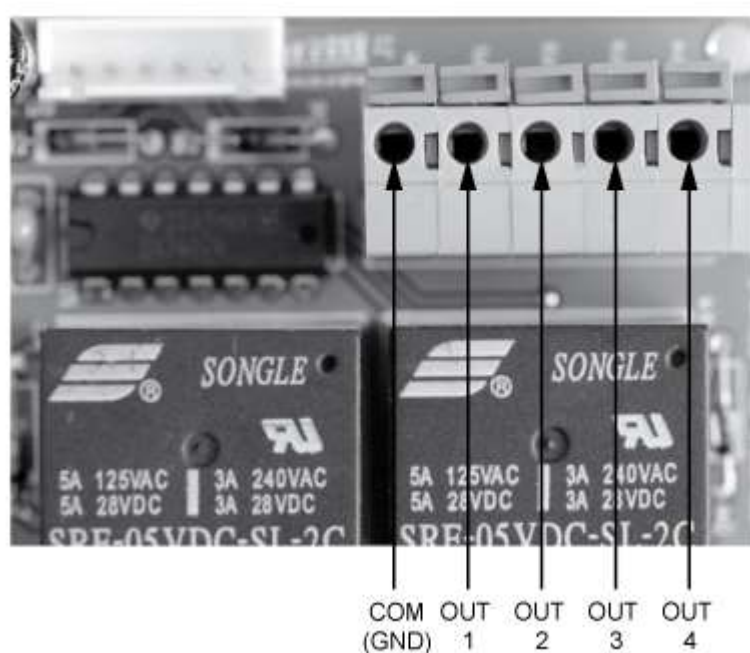

Non cambiare connessioni “COM” (GND)

Modello GAB		Modelle KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Nero	COM (GND)	Nero
OUT 1	Giallo	OUT 1	Giallo
OUT 2	----	OUT 2	Rosso
OUT 3	Rosso	OUT 3	Verde
OUT 4	Verde	OUT 4	----
Modelle KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Nero	
OUT 1		Verde	
OUT 2		Rosso	
OUT 3		Giallo	
OUT 4		----	