



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com


Руководство по эксплуатации Набор для калибровки температуры

KERN DAB-A01

Версия 1.0

07/2015

RUS

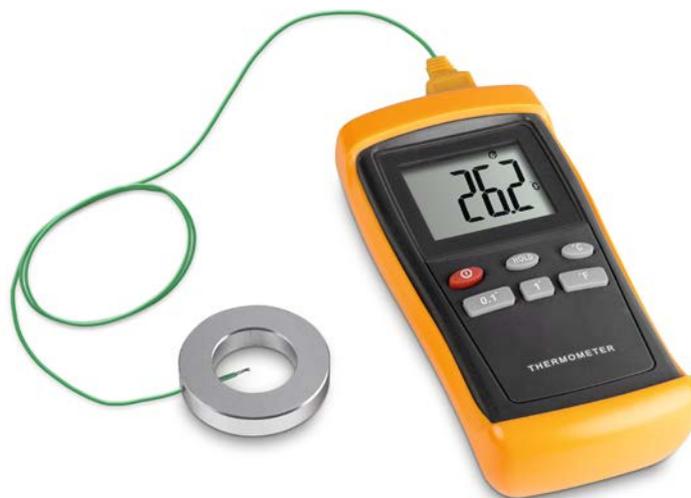

DAB_A01-BA-rus-1510

RUS

KERN DAB-A01

Версия 1.0 07/2015

Руководство по эксплуатации

Набор для калибровки температуры

Калибровка/юстировка температуры нагревательного модуля

1. Калибровка температуры

Рекомендуем время от времени проверять значение температуры прибора при помощи опционального комплекта для калибровки температуры **KERN DAB-A01**.

Предварительно устройство следует оставить остывать в течение, по крайней мере, 3 часов, считая от последней фазы нагревания.


Способ приготовления:

- ⇒ Выключить сушилку-весы.
- ⇒ Установить набор для калибровки температуры согласно рисунку




- ⇒ Включить сушилку-весы.

Установка тестовых параметров:

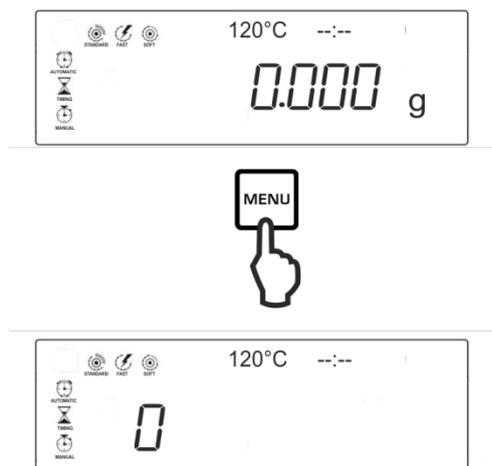


⇒ После нажатия кнопки  будет высвечиваться первый индекс <0>.

⇒ При помощи навигационных кнопок   выбрать, например, индекс <1> и подтвердить, нажимая кнопку . Активный профиль нагрева мигает

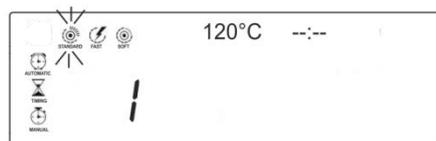


⇒ При помощи навигационных кнопок   выбрать профиль нагрева <SOFT> и подтвердить, нажимая кнопку .

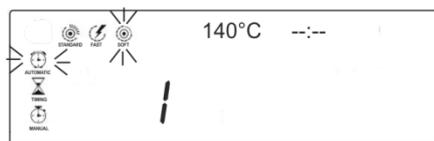


Активный профиль нагрева и критерий выключения нагрева мигают.


⇒ При помощи навигационных кнопок   выбрать критерий выключения <MANUAL>.

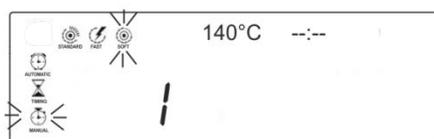


- ⇒ Подтвердить, нажимая кнопку , актуально установленная температура сушки мигает.

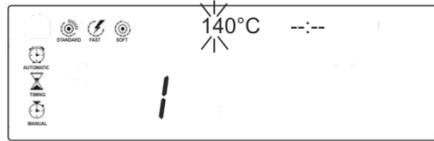

- ⇒ При помощи навигационных кнопок ( ) ввести требуемую тестовую температуру. Выбрать значение для первой или двух первых позиций и подтвердить, нажимая кнопку .

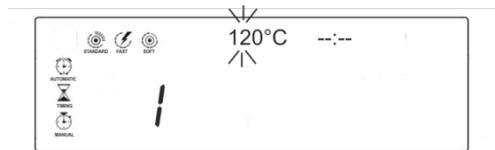

- ⇒ При помощи навигационных кнопок   выбрать значение для последней позиции.

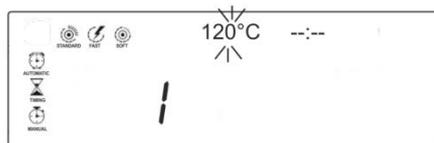

- ⇒ Подтвердить введенные данные, нажимая кнопку .

Запуск калибровки температуры:

- ⇒ Включить набор для калибровки температуры.
- ⇒ Закрыть нагревательную крышку и нажать кнопку . Прибор будет автоматически подогрет до установленной температуры. На индикаторе высвечиваются: актуальная температура и отмеряемое время.
- ⇒ Завершить через порядка 15 минут, нажимая кнопку  Сравнить значение температуры, показываемое весами-сушилкой со значением, показываемым набором для калибровки температуры. В случае разницы $\pm 5^{\circ}\text{C}$ рекомендуется проведение юстировки температуры, см. следующий раздел.

2. Юстировка (регулировка) температуры

Если во время калибровки температуры произошло превышение вверх/вниз допустимого отклонения, юстировку температуры прибора можно провести способом, описанным ниже.

1. Выключить прибор.

2. Нажать кнопку , быстро отпустить, а одновременно нажать кнопки  и .



Появится показание „8.1x”. Если это не так, отключить устройство от питающей сети и повторно начать со второго шага.

3. Отрегулировать температуру при помощи навигационных кнопок  . Каждое нажатие кнопки вызывает увеличение или уменьшение температуры на 1°C.

4. Подтвердить введенные данные, нажимая кнопку .



Более подробную информацию относительно эксплуатации анализатора влажности можно найти в руководстве по эксплуатации, приложенном к каждой модели.