

## LED iluminación del anillo OZB-A4572



### Función

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Selección de segmentos LED
3. Conexión de alimentación
4. Intensidad de luz más baja
5. Tornillos de fijación



### Ventajas

- ✓ Temperatura de color uniforme
- ✓ Anillo de LEDs segmentable
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Sin mantenimiento, no hay sustitución de lámparas
- ✓ Consumo de corriente muy bajo
- ✓ Disponible con enchufe del Reino Unido



### Instrucciones de seguridad

La luz del iluminador anular es muy brillante. Por lo tanto, encienda siempre la iluminación antes de mirar por los oculares. Evite mirar directamente a los LEDs.



### Datos técnicos

Intensidad de la iluminación: 3W-LED  
 Temperatura del color: 6500-7000K  
 Diámetro interior: 60mm  
 Tensión de entrada: AC 100-240V  
 50/60HZ 0,2A max.  
 Tensión de salida: DC 12V 0,5A



### Nota

La iluminación anular no se adapta a las siguientes series:

- OSE-1
- OSF-4G
- OZC-5
- OZG-4
- OZL-45R



Servicio técnico +49 7433 9933 777