



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Telefono +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Sito web: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# istruzioni per il montaggio del gancio per pesatura in sospensione


## KERN FEJ-A06

Versione 1.0  
2022-07

I



TFEJ-A06-A-IA-i-2210

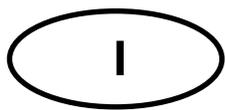

# KERN FEJ-A06

Versione 1.0 2022-07

**istruzioni per il montaggio del gancio per pesatura in sospensione**

---

---



## 1 Volume di fornitura

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Gancio per pesatura in sospensione |   |
| 2. Istruzioni per l'uso               |  |

## 2 Montaggio

Gli oggetti che, a causa delle loro dimensioni o della loro forma, non possono essere posizionati sul piatto della bilancia, possono essere pesati con il metodo della pesatura sospesa. Procedere come segue:

1. Spegnere la bilancia.
2. Capovolgere la bilancia.
3. Rimuovere il tappo sul fondo della bilancia.

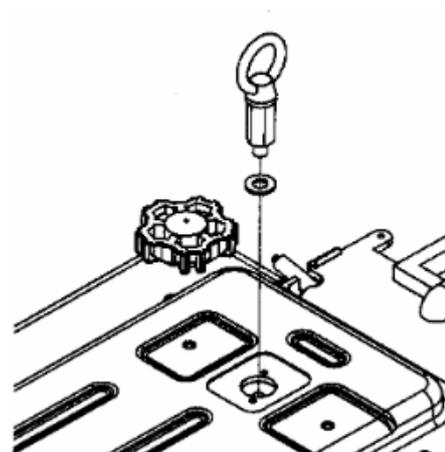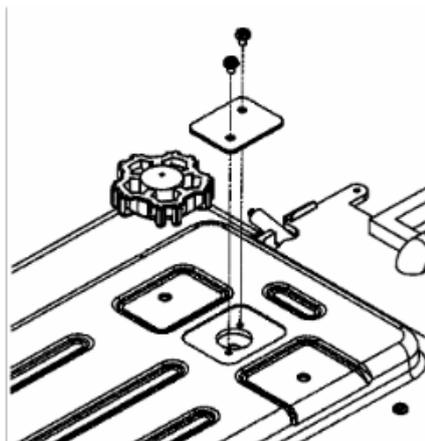

4. Posizionare la rondella sul foro e avvitare con cautela il gancio per pesatura in sospensione fino al fondo (serrare manualmente → un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare la bilancia).
5. Posizionare la bilancia sopra il foro.
6. Per eseguire la pesatura, appendere il materiale da pesare al gancio

### ATTENZIONE!



- È necessario assicurarsi che il gancio utilizzato per la pesatura in sospensione sia sufficientemente stabile per sostenere saldamente il materiale da pesare richiesto (pericolo di rottura).
- La zona sotto il carico in sospensione deve essere sgombra da esseri viventi o oggetti che potrebbero essere feriti o danneggiati.



Al termine della pesatura in sospensione, è necessario chiudere nuovamente il foro sul fondo della bilancia (protezione dalla polvere).