



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instalační instrukce LED dioda

KERN CFS-A03

Verze 1.5

2025-06

CS




CFS-A03-IA-cz-2515

Konfigurace

Signalizační lampičku **CFS-A03** možno používat rovněž pro další účely, což lze provést následujícím způsobem:

za účelem výměny přípojky nutno odšroubovat 4 šrouby a sejmut deskou podstavce.

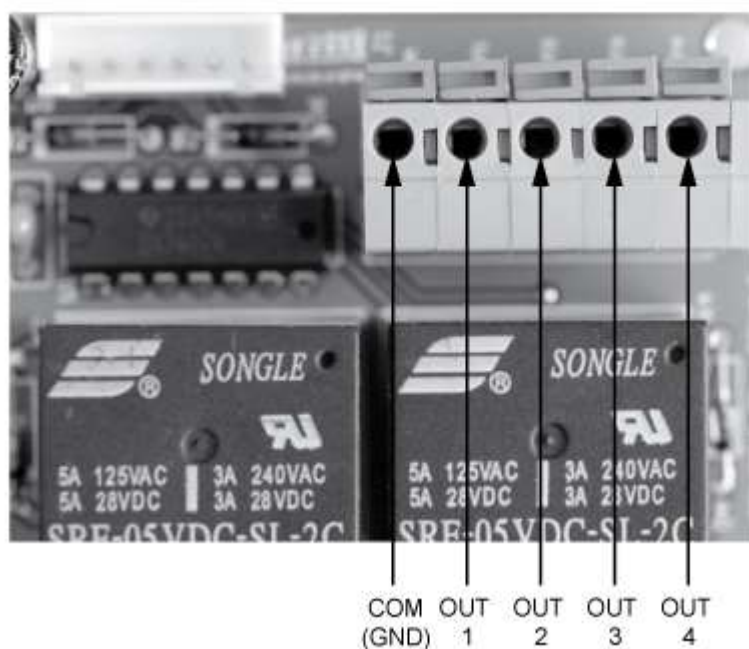

Nelze vzájemně zaměňovat kabely „COM” (GND)

Model GAB		Modely KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Černá	COM (GND)	Černá
OUT 1	Žlutá	OUT 1	Žlutá
OUT 2	----	OUT 2	Červená
OUT 3	Červená	OUT 3	Zelená
OUT 4	Zelená	OUT 4	----
Modely KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Černá	
OUT 1		Zelená	
OUT 2		Červená	
OUT 3		Žlutá	
OUT 4		----	