



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacji lampki sygnalizacyjnej

KERN CFS-A03

Wersja 1.5

2025-06

pl




CFS-A03-IA-pl-2515

Konfiguracja

Lampkę sygnalizacyjną **CFS-A03** można dostosować do różnych zastosowań. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

W celu zamiany przyłączy należy wykręcić 4 śruby płyty podstawy i zdjąć płytę podstawy.

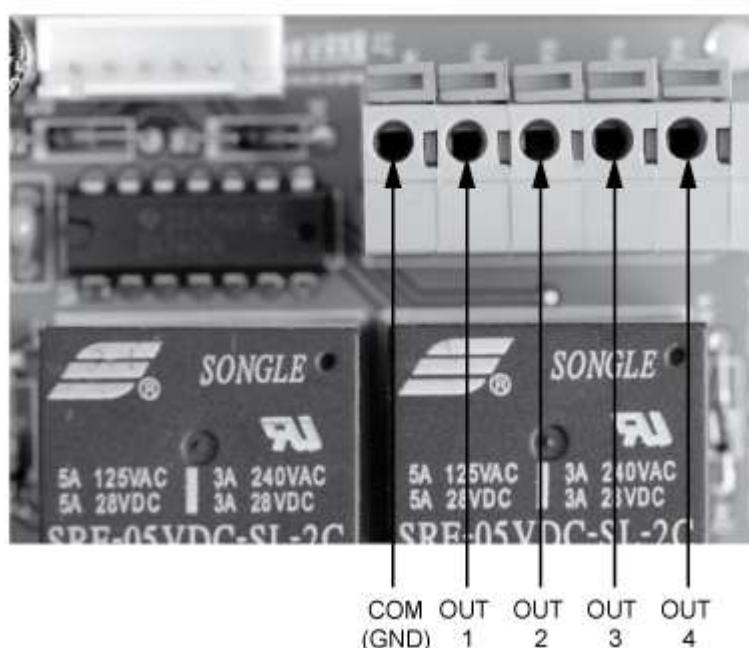

Nie zamieniać przyłączy „COM” (GND)

Model GAB		Modele KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Czarny	COM (GND)	Czarny
OUT 1	Żółty	OUT 1	Żółty
OUT 2	----	OUT 2	Czerwony
OUT 3	Czerwony	OUT 3	Zielony
OUT 4	Zielony	OUT 4	----
Modele KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Czarny	
OUT 1		Zielony	
OUT 2		Czerwony	
OUT 3		Żółty	
OUT 4		----	