

LED iluminación de cuello de cisne OZB-A4516



Función

1. interruptor de encendido y apagado
2. Intensidad de luz más baja



Ventajas

Con el iluminador LED de cuello de cisne **OZB-A4516** de 20 W con cono de luz enfocable, puedes ajustar la iluminación de forma individual. Un haz puntual o disperso le permite la iluminación óptima de la muestra.



Instrucciones de seguridad

La luz del iluminador de cuello de cisne es muy brillante. Por lo tanto, encienda siempre la iluminación antes de mirar por los oculares. Evite mirar directamente a los LEDs.



Datos técnicos

Intensidad de la iluminación: 20W-LED
 Temperatura del color: 6400 K
 Longitud: 540 mm
 Tensión de entrada: AC 100-240V
 50/60HZ



Servicio técnico +49 7433 9933 777