



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrução de instalação da lâmpada de controle

KERN CFS-A03

Versão 1.5

2025-05

pt




CFS-A03-IA-p-2515

Configuração

A lâmpada de sinal luminoso **CFS-A03** pode ser adaptada a várias aplicações. Para isso as seguintes ações devem ser realizadas:

Para trocar os terminais, é preciso desaparafusar 4 parafusos da placa de base e remover a placa de base.

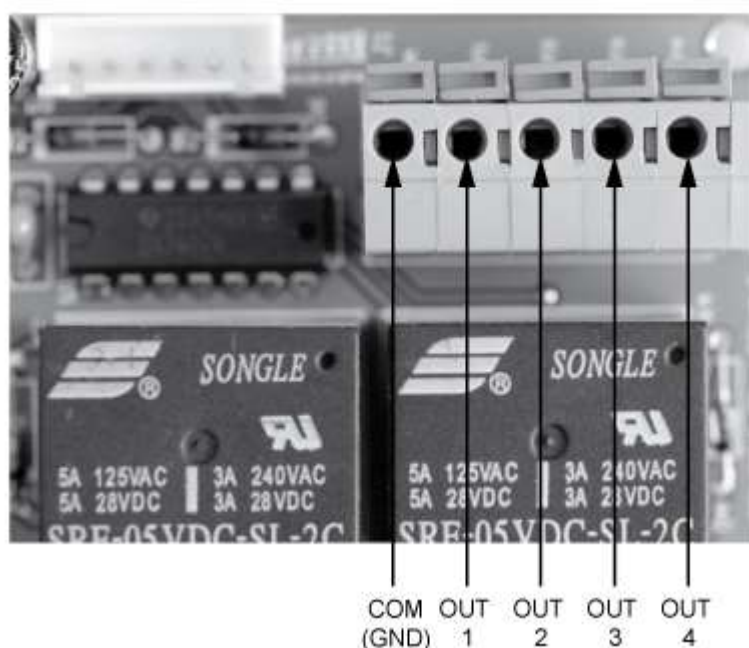

Não trocar os terminais „COM” (GND)

Modello GAB		Modellos KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Preto	COM (GND)	Preto
OUT 1	Amarelo	OUT 1	Amarelo
OUT 2	----	OUT 2	Vermelho
OUT 3	Vermelho	OUT 3	Verde
OUT 4	Verde	OUT 4	----
Modellos KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Preto	
OUT 1		Verde	
OUT 2		Vermelho	
OUT 3		Amarelo	
OUT 4		----	