



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
Email: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433-9933-0  
Fax.: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Istruzioni per l'installazione Interfaccia

## **KERN KFN-A01**

Versione 1.1  
02/2013  
I

KFN-A01-IA-i-1311



## KERN KFN-A01


Versione 1.1 02/2013

Istruzioni per l'installazione

### Montaggio del cavo interfaccia KFN-A01 sul terminale KFN-TM




Togliere le viti dal retro del terminale

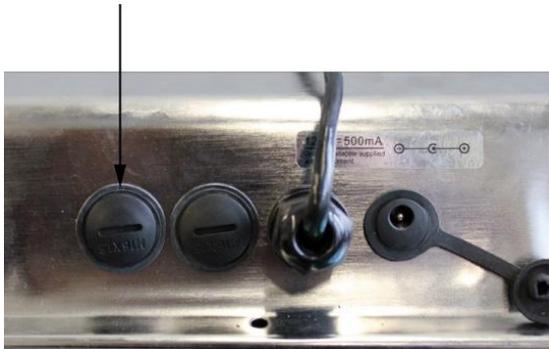


Rimuovere il coperchio




Guidare il cavo interfaccia attraverso l'apertura sul terminale

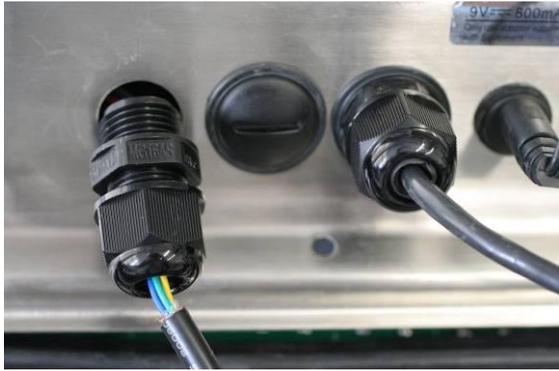

Avvitare il cavo sul terminale

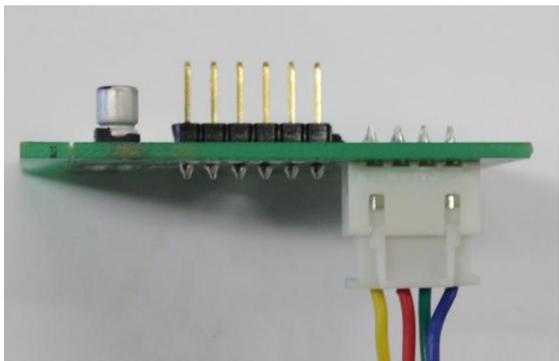


Innestare il cavo nella scheda RS-232

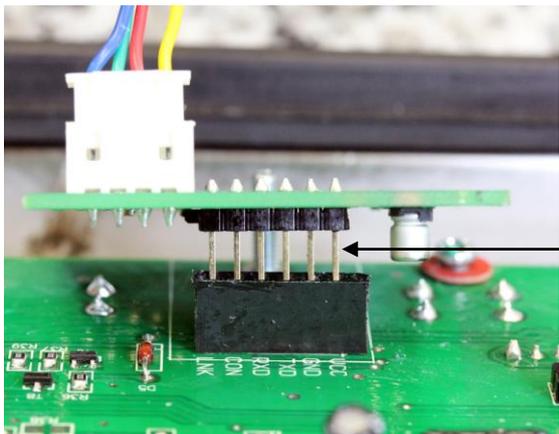


Innestare la scheda RS-232 nella scheda principale

Osservare la dotazione dei pin!

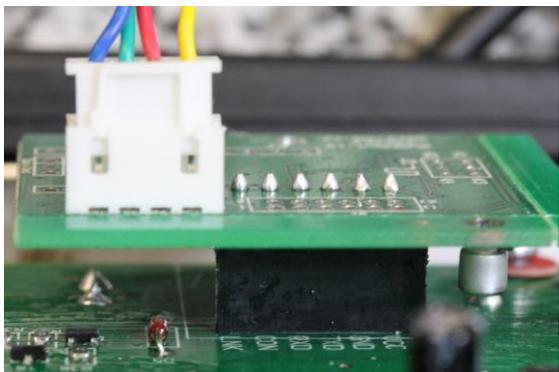



Avvitare le viti con distanziatore

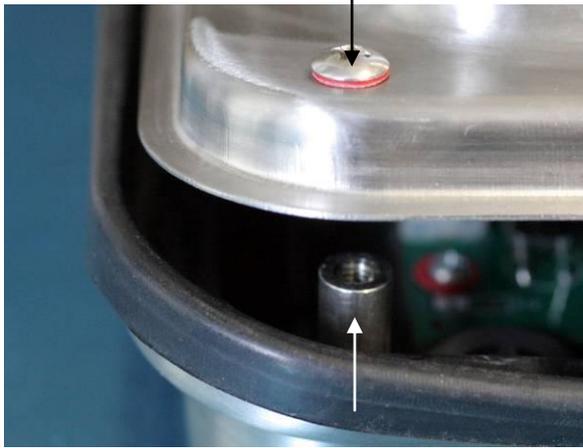

Riavvitare le viti sul retro



Collegare il cavo lungo 1,5 m alla stampante/PC e bloccarlo.