

## LED illuminazione ad anello OZB-A4572



### Funzione

1. Interruttore on-off
2. Selezione di segmenti LED
3. Collegamento all'alimentazione elettrica
4. Intensità della luce più bassa
5. Viti di fissaggio



### I vantaggi in sintesi

- ✓ Temperatura di colore coerente
- ✓ Anello LED segmentabile
- ✓ Lunga vita di servizio
- ✓ Senza manutenzione, nessuna sostituzione della lampada
- ✓ Consumo di corrente molto basso
- ✓ Disponibile con spina di rete del Regno Unito



### Istruzioni di sicurezza

La luce dell'illuminatore ad anello è molto luminosa. Pertanto, accendere sempre l'illuminazione prima di guardare attraverso gli oculari. Evitare di guardare direttamente i LED.



### Dati tecnici

Intensità di illuminazione: 3W-LED  
 Temperatura del colore: 6500-7000K  
 Diametro interno: 60mm  
 Tensione d'ingresso: AC 100-240V  
 50/60HZ 0,2A max.  
 Tensione di uscita: DC 12V 0,5A



### Nota

L'illuminazione ad anello non si adatta alle seguenti serie:

OSE-1  
 OSF-4G  
 OZC-5  
 OZG-4  
 OZL-45R



Servizio tecnico +49 7433 9933 777