

## 7 CONSEJOS PARA MANIPULAR CORRECTAMENTE LOS PESOS DE PRUEBA



### 1 Almacenar las pesas en una bolsa o estuche adecuado

Para proteger sus pesas, se las suministramos en una caja de almacenamiento adecuada. No sólo sirve para transportarlas. También protege sus pesas del polvo, la suciedad y los golpes durante el uso diario. Consérvelas siempre listas para su uso.



### 5 Piense en una limpieza cuidadosa

Incluso en las mejores condiciones ambientales, es inevitable que sus pesas necesiten una limpieza ocasional. La mejor forma de hacerlo es con un paño suave de microfibra, un soplador o un cepillo para el polvo. En ningún caso debe utilizar productos químicos agresivos. Estos pueden dañar la superficie de su pesa y reducir así su precisión.



### 2 Mantener la báscula y el peso cerca

Un requisito importante para obtener resultados precisos es que las básculas y las pesas de prueba estén expuestas a la misma temperatura y humedad. Esto puede conseguirse fácilmente manteniendo ambas muy próximas entre sí. Si esto no es posible, tenga en cuenta que, dependiendo del tamaño de las pesas, éstas pueden tardar algún tiempo en aclimatarse. Por tanto, acerque las pesas a la báscula con tiempo suficiente.



### 6 Utilice herramientas

Para que pueda beneficiarse de sus pesas durante mucho tiempo, utilice nuestras herramientas especialmente desarrolladas para manipularlas: las pinzas y asas especiales para levantar las pesas de prueba tienen en cuenta su superficie sensible. También le permiten levantar pesas de forma ergonómica ergonómicamente – por el bien de su salud.



### 3 Ten cuidado con la superficie sensible

Incluso las huellas dactilares o los arañazos más pequeños de los objetos pueden afectar a la superficie de una pesa y, por tanto, a su precisión. Por lo tanto, utilice siempre guantes o pinzas especialmente diseñadas para levantar las pesas más pequeñas. Para evitar la abrasión, coloque siempre las pesas con cuidado desde arriba en lugar de moverlas sobre el plato de pesaje.



### 7 Comprueba tus pesas antes de usarlas

Las gotas de agua, el polvo o los arañazos pueden inutilizar las pesas de prueba. Especialmente si varias personas utilizan las pesas, debe comprobar cuidadosamente que estén intactas, limpias y secas antes de cada uso. Suele ser útil limpiar la pesa y dejar pasar un cierto tiempo antes de volver a utilizarla. Si se ha utilizado en un lugar diferente, es crucial una aclimatación suficiente.



### 4 Recalibrar las pesas con regularidad

Incluso un peso de prueba bien mantenido se desgasta con el tiempo. Por lo tanto, debe que se recalibre a intervalos fijos de acuerdo con la norma ISO 9001. Sólo así podrá estar seguro de que su pesa de control seguirá garantizando la calidad de su tecnología de pesaje en el futuro.

