

KERN[®] **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
✉ info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für Ex- tension Box

KERN KUP-13

Typ TYKUP-13-A
Version 1.2
2025-05
D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

TYKUP-13-A-IA-d-2512



Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box

Version 1.2 2025-05

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	2
2	Allgemeines	2
3	Installation	2

1 Lieferumfang

- Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box
- Installationsanleitung

2 Allgemeines

Kabellänge: 0,15 m

i	<ul style="list-style-type: none">• Über die KERN Extension Box können bis zu 3 beliebige Schnittstellen angeschlossen werden. Diese lassen sich parallel und gleichzeitig verwenden.• Kaskadieren ist nicht möglich!• Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!
----------	--

3 Installation

1. Gerät ausschalten.
2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.
3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt. Es kann allerdings bis zu einer Minute dauern, bis die Schnittstellen verwendet werden können.