



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Notice d'Installation lampe de signalisation

KERN CFS-A03

Version 1.5

2025-06

fr




CFS-A03-IA-f-2515

Configuration

La lampe de signalisation **CFS-A03** peut être adaptée pour des applications différentes. Procéder comme suit:

Pour changer les branchements il faut desserrer les quatre vis de la plaque de fond et enlever la plaque de fond.

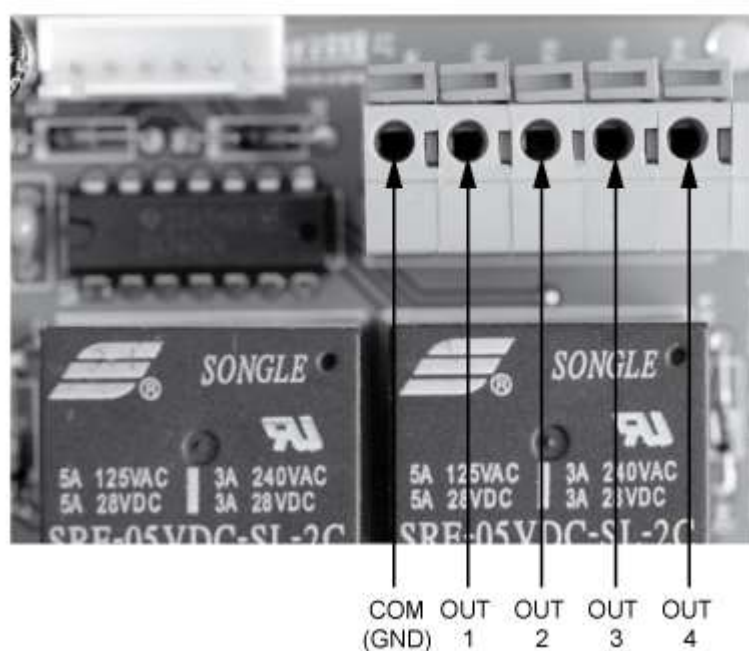

Ne pas modifier les branchements „COM“ (GND)

Modèle GAB		Modèles KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Noir	COM (GND)	Noir
OUT 1	Jaune	OUT 1	Jaune
OUT 2	----	OUT 2	Rouge
OUT 3	Rouge	OUT 3	Vert
OUT 4	Vert	OUT 4	----
Modèles KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Noir	
OUT 1		Vert	
OUT 2		Rouge	
OUT 3		Jaune	
OUT 4		----	