

BROCHURE PRODUIT

**KERN
SET-07**

Date: 13.12.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch

SET-07

Variable

EasyTouch Variable –Variable libre

CONTACT






KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS

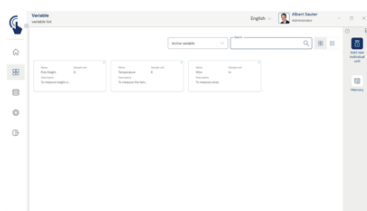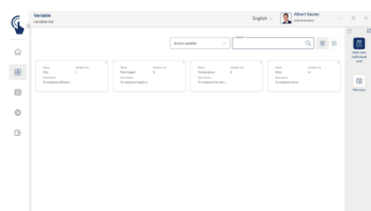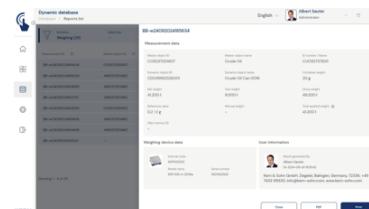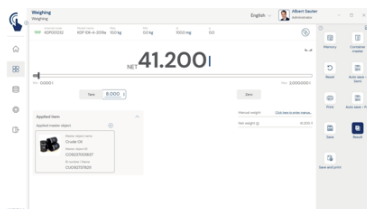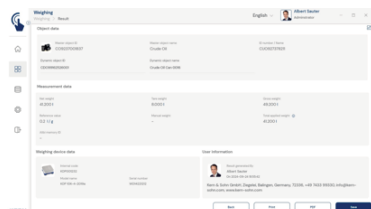

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Ce kit permet de définir comme unité de mesure différentes propriétés physiques des objets à peser, de les enregistrer et de les utiliser dans d'autres parties du programme qui ont un rapport linéaire avec leur poids. Cela simplifie par exemple la représentation lors de la détermination du poids ou du nombre de pièces en fonction de la longueur du câble, du fil ou du fil métallique, de la surface de papier, de carrelage ou de tissu, du poids spécifique des liquides ou également de sous-ensembles entiers comme les cartes de circuits imprimés équipées, les articles entièrement montés, etc.
- Le résultat de la pesée est automatiquement converti dans l'unité cible définie et affiché comme dans l'illustration
- Une nouvelle formule de conversion peut être introduite facilement et rapidement. Celle-ci peut se référer au "g" ou au "kg". De plus, la formule peut être dotée d'un nom et d'une description. L'unité du résultat converti peut également être définie librement
- Lorsqu'elles ont été enregistrées, les formules peuvent ensuite facilement être sélectionnées et appliquées
- Une fois créées, les unités, telles que m, l ou m², peuvent être attribuées à n'importe quel objet de données de base. La formule de conversion du poids pesé en nouvelle unité peut aussi être saisie individuellement pour

chaque objet. Ainsi, le résultat de la pesée de tels objets de données de base est calculé et édité correctement dans l'unité individuelle, p. ex. 100 g = 55 cm de fil

- Une fois créées, les unités, telles que m, l ou m², peuvent être attribuées à n'importe quel objet de données de base. La formule de conversion du poids pesé en nouvelle unité peut aussi être saisie individuellement pour chaque objet. Ainsi, le résultat de la pesée de tels objets de données de base est calculé et édité correctement dans l'unité individuelle, p. ex. 100 g = 55 cm de fil
- Mémoire centrale des données de base : La mémoire des données de base peut enregistrer une tare pour l'emballage, la boîte ou le récipient, pour que cette tare soit ensuite automatiquement déduite du résultat de pesée
- Sécurisation par ID : Permet d'enregistrer chaque résultat de pesée avec un numéro d'ID unique (Dynamic Object ID) et un nom d'ID (Dynamic Object Name). L'enregistrement peut être déclenché semi-automatiquement ou entièrement automatiquement et toujours après que la balance a été déchargée et rechargée. Cela signifie que l'utilisateur n'a pas besoin d'appuyer sur des touches pour enregistrer les masses et qu'il peut travailler efficacement
- Impression PC et lecture de codes barres : l'exécution de KERN EasyTouch dans un environnement Windows® ou Android™ permet d'utiliser tous les périphériques du PC/de la tablette. Les imprimantes Windows standard et les imprimantes d'étiquettes PC, notamment, peuvent imprimer de grands bons de comptage ou des étiquettes autocollantes compactes contenant le résultat de comptage, au choix

Modes basique et avancé : utilisation simple et rapide dans le quotidien professionnel

- EasyTouch sert aux opérations de pesage dans de nombreuses applications professionnelles. L'utilisateur se concentre généralement sur une autre activité principale - la pesée n'est qu'une étape partielle intégrée. C'est pourquoi elle doit être simple, claire et conçue pour générer le moins d'erreurs possible
- Le mode basique réduit l'interface utilisateur à l'essentiel, pour une utilisation simple et conviviale. Procédure en mode basique : en mode basique, l'utilisateur sélectionne simplement l'article souhaité, par exemple en scannant le code-barres. Ensuite, le système exécute automatiquement la fonction qui lui est attribuée, par exemple la pesée, le comptage de pièces, les contrôles de tolérance ou d'autres opérations spécifiques. Les données sont ensuite enregistrées, et c'est tout. Cette procédure automatisée minimise les sources d'erreur et optimise sensiblement le déroulement du travail
- En mode avancé, toutes les fonctions sont disponibles dans leur intégralité. Il est idéal pour les utilisateurs expérimentés qui travaillent régulièrement avec des exigences plus complexes

Options

- Fonction de mémoire de données centrale Save Server (SET-10) pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée EasyTouch raccordés et de toutes les applis EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications

Informations sur la licence

- Portée de la licence : Une licence peut être utilisée sur un maximum de quatre terminaux (PC, ordinateur portable, tablette) simultanément et indépendamment
- Utilisateur : Il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs dans une licence
- Balances : Il est possible de créer et d'utiliser un nombre illimité de balances dans une licence
- Communication balance - terminal : les balances peuvent communiquer par raccordement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou WiFi avec le PC, l'ordinateur portable ou la tablette

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-07
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761360501
Modèle prédécesseur	SET-07-2021a
Numéro de tarif douanier	85234910

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

LOGICIELS

Modèle	Description
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print