



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Stativ

KERN IFB-A01 / A02

Version 1.3
2025-06
de



IFB-A01-A02-IA-d-2513



Stativ
Version 1.3 2025-06
Installationsanleitung




Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten	3
1.1	Abmessungen.....	4
2	Lieferumfang	6
3	Installation	7




1 Technische Daten

KERN	IFB-A01	IFB-A02
Stativhöhe (mm)	330	600
Für Plattformgrößen (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500






1.1 Abmessungen
Modelle mit 330 mm:

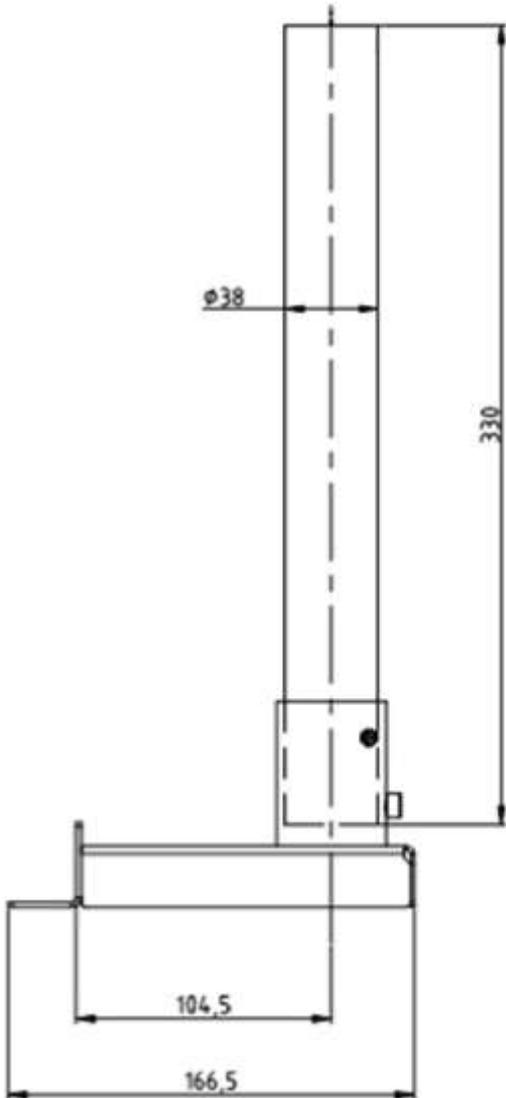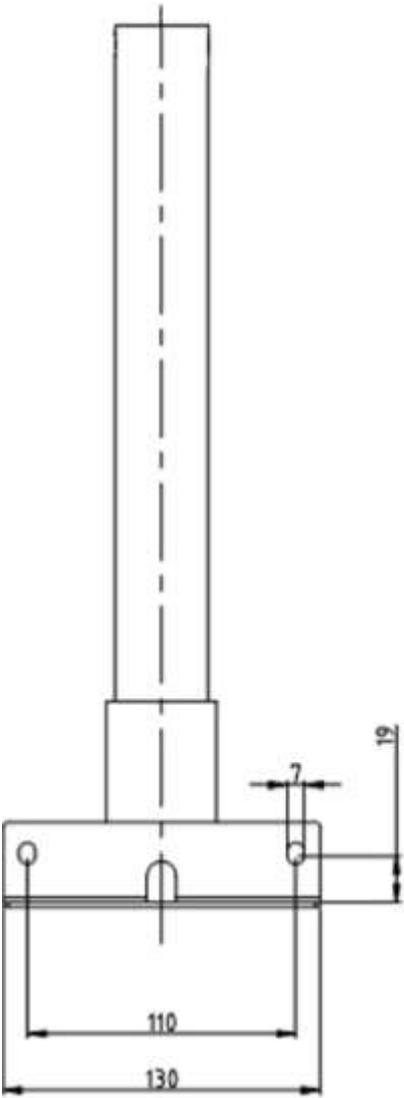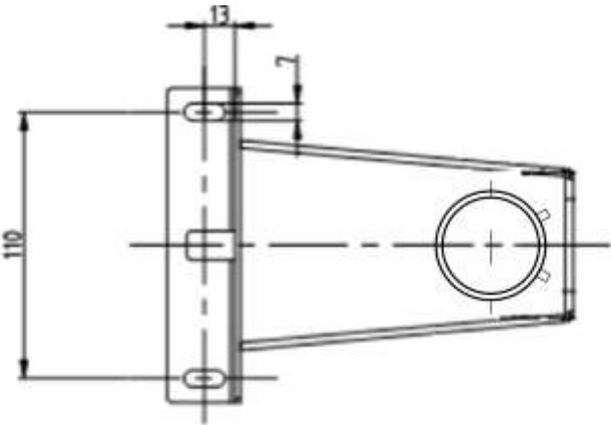

Modelle mit 600 mm:

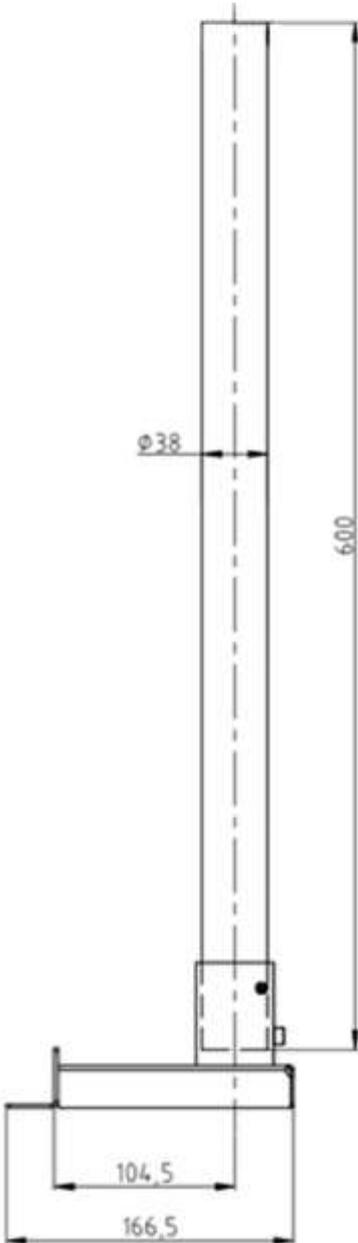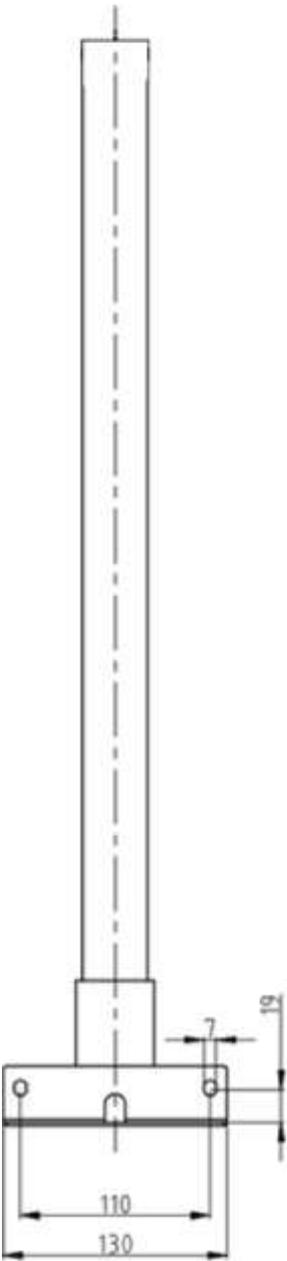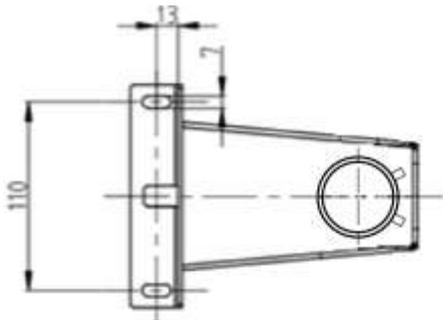

2 Lieferumfang

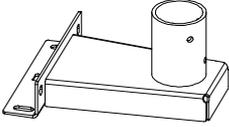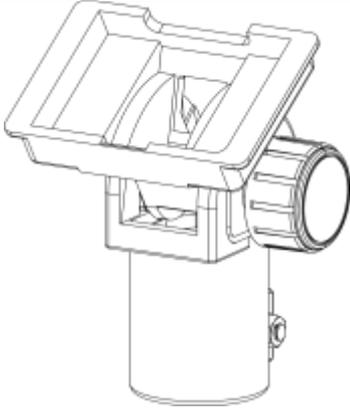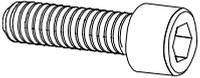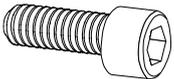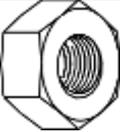 <p>A Stativfuß 1 x</p>	 <p>B Stativrohr 1 x</p>	 <p>C Halter für Anzeigegerät 1 x</p>
 <p>S1 M6 x 16 4 x</p>	 <p>S2 Federscheibe 4 x</p>	 <p>S3 Unterlegscheibe 5 x</p>
 <p>S4 M6 x 12 1 x</p>	 <p>S5 M6 x 10 2 x</p>	 <p>S6 M8 x 20 1 x</p>
 <p>S7 M8 Mutter 1 x</p>		


C, S3 (1x), S6 und S7 werden im vormontierten Zustand geliefert.

3 Installation

Anbringen des Stativfußs an die Plattform:


1. Stativfuß (A) mittig über den Bohrungen auf der Seite der Plattform positionieren.
2. Zuerst die Federscheibe (S2) und dann die Unterlegscheibe (S3) auf die Schraube (S1) stecken (4 x).
3. Stativfuß festschrauben.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen oder beschädigen.

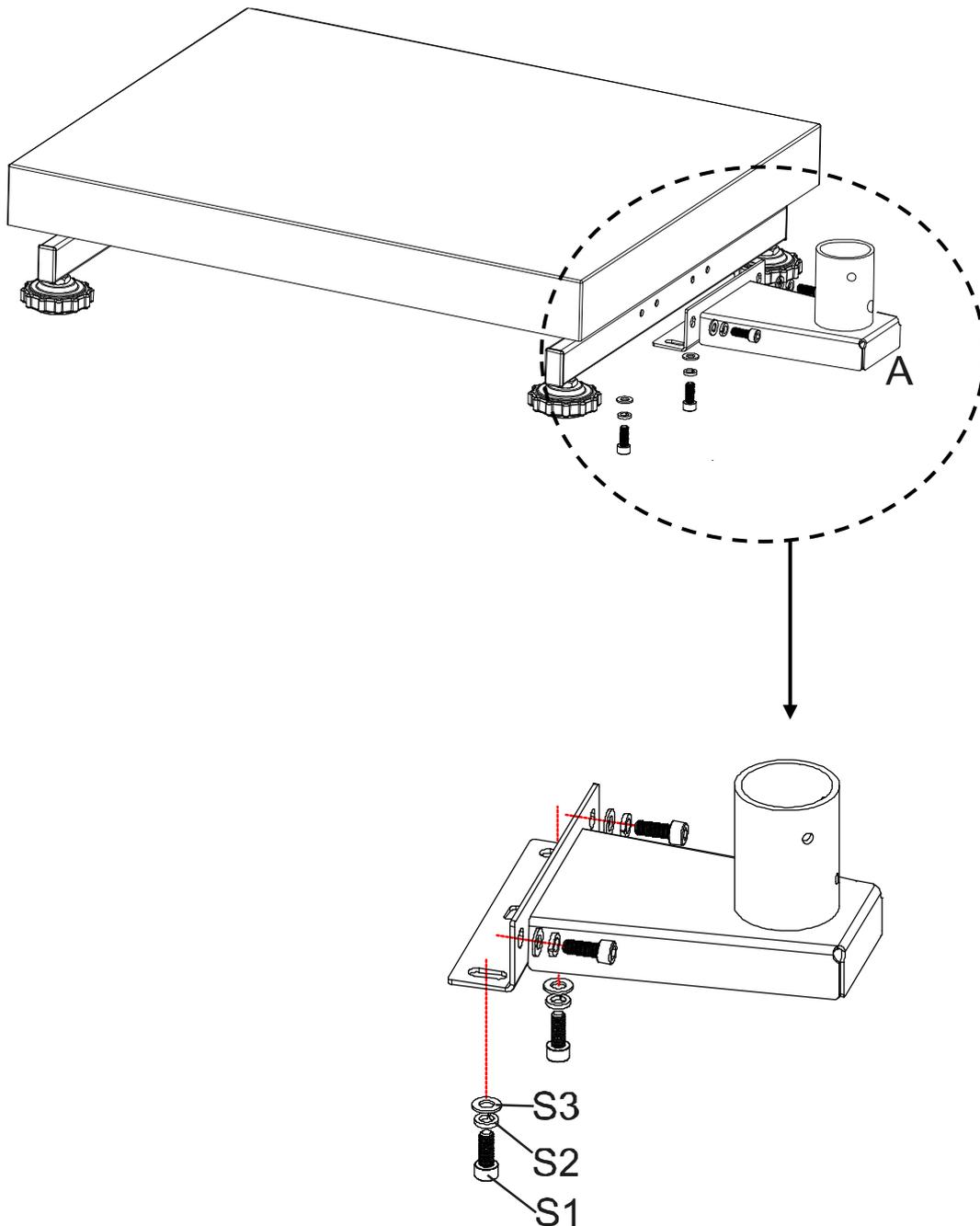


Anbringen des Stativrohrs an den Stativfuß:

4. Schrauben **S4** und **S5** aus dem Stativrohr herausdrehen.
5. Stativrohr (**B**) in den Stativfuß stecken. Darauf achten, dass die Bohrung des Stativrohrs mit der Bohrung **S4** übereinstimmt.
6. Schrauben **S5** wieder eindrehen und mit Schraube **S4** das Stativrohr fixieren.

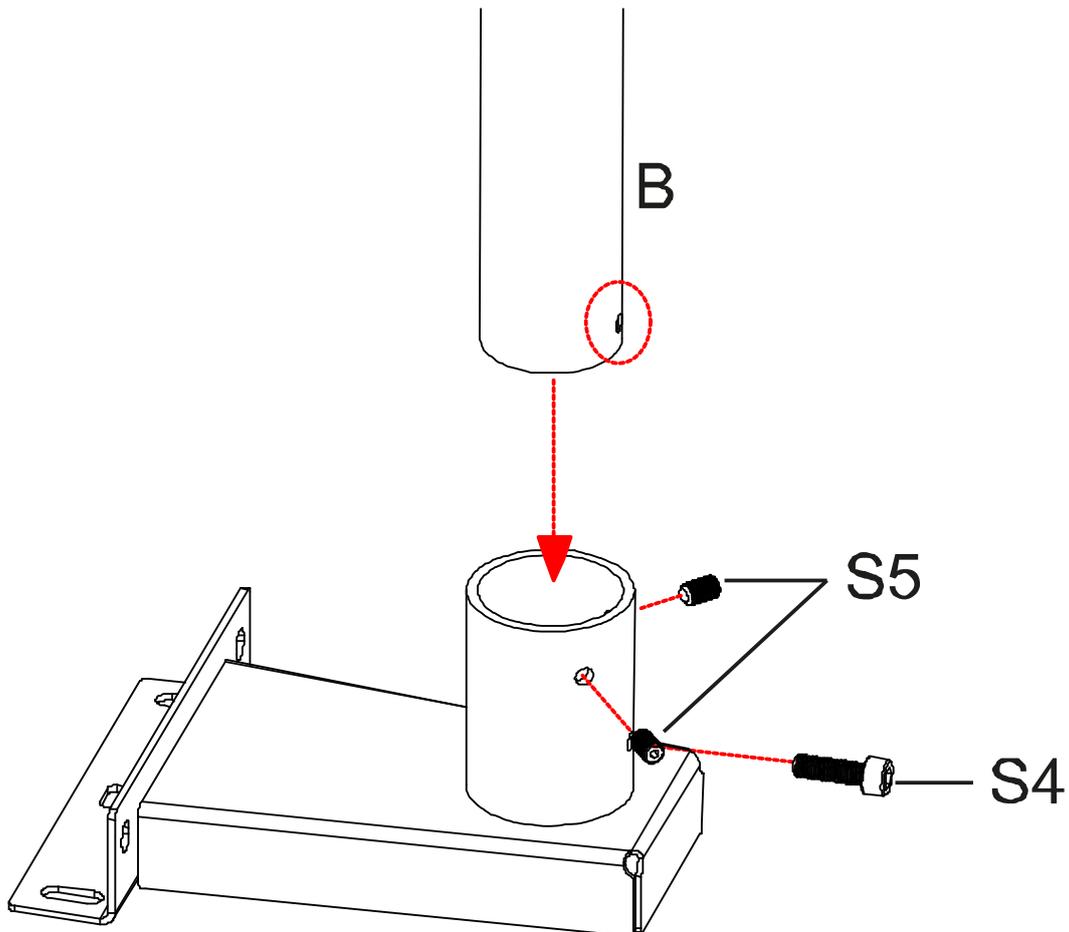

Anbringen des Anzeigegerätes an das Stativrohr:

7. Halter für das Anzeigegerät (**C**) in das Stativrohr stecken und mit den Schrauben **S6** befestigen.

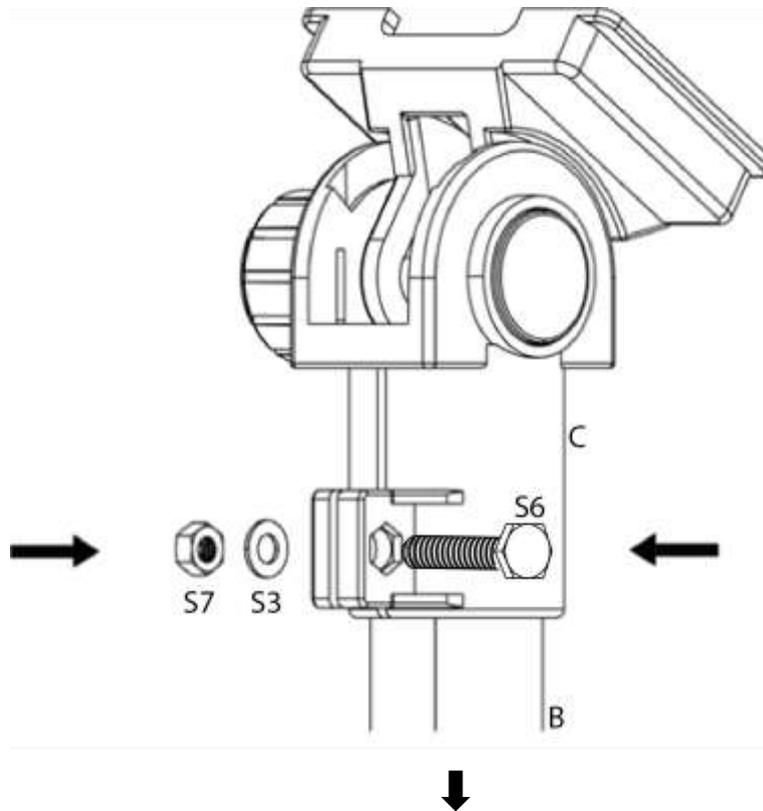

⇒ Halter (**C**) für das Anzeigegerät in das obere Ende des Stativrohrs (**B**) stecken und mit der Schraube (**S6**) befestigen.

Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Unterlegscheibe (**S3**) und der Mutter (**S7**) kontern.