



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Telefono +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Sito web: www.kern-sohn.com

Istruzioni per il montaggio del supporto

KERN FEJ-A05

Versione 1.0
2022-07
I



TFEJ-A05-A-IA-i-2210



KERN FEJ-A05

Versione 1.0 2022-07

Istruzioni per il montaggio del supporto

1 Dati tecnici

KERN	FEJ-A05
Altezza supporto	70 cm


2 Volume di fornitura



Il volume di fornitura del supporto non include 3 viti e la rondella della piattaforma (vedere il cap. 3, n. [3]). Questi elementi vengono forniti con la bilancia.

- Supporto
- Protezione delle manopole
- Portacavi
- 6 viti con rondelle (per supporto)
- 1 vite con rondella (per portacavi)

3 Panoramica

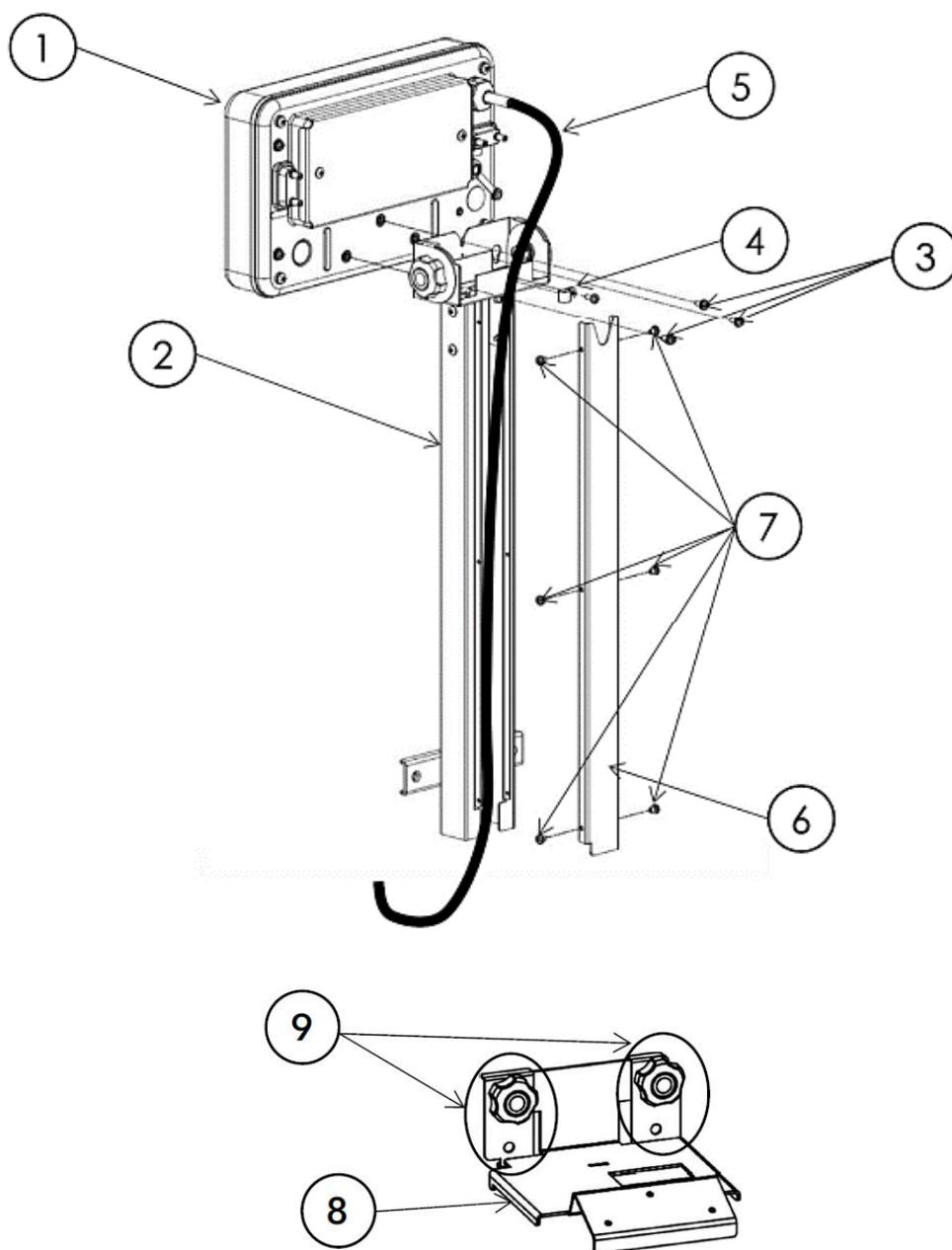


[N.]	Denominazione	[N.]	Denominazione
1	Terminale	6	Coperchio del supporto
2	Supporto	7	Viti con rondelle
3	Viti con rondelle	8	Staffa a parete
4	Portacavi con vite e rondella	9	Manopole (della staffa a parete)
5	Cavo bilancia		

4 Montaggio



Il montaggio qui descritto si riferisce alla bilancia e al supporto in condizione di consegna. Se sulla bilancia è già montato il terminale, è necessario rimuoverlo.

1. Rimuovere il piatto bilancia dalla bilancia.

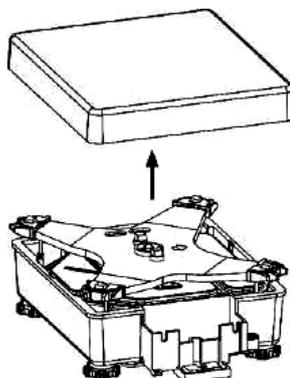

2. Svitare le 3 viti [3] sul retro del terminale [1].
3. Svitare le 6 viti [7] del coperchio del supporto [6] e far passare il cavo della bilancia [5] attraverso il supporto [2].
4. Far passare il cavo della bilancia [5] attraverso il portacavi [4] e, con una vite, montare il portacavi [2] sul retro del supporto.


Assicurarsi che il cavo della bilancia tra il portacavi e il terminale non sia teso, ma sufficientemente allentato per consentire la successiva regolazione dell'angolo di visualizzazione del terminale.

5. Utilizzando le viti [7], fissare nuovamente il coperchio del supporto [6] al supporto stesso [2].
6. Posizionare il terminale [1] sul supporto [2] e fissarlo con 3 viti [3].


Indicazione:

- ⇒ Prima ancora di posizionare il terminale sul supporto, avvitare leggermente la vite e la rondella più alte nel terminale.
- ⇒ Posizionare il supporto con l'intaglio superiore (A) sulla vite del terminale.
- ⇒ Far scorrere il supporto sul terminale in modo che i fori del terminale coincidano esattamente con i punti del supporto contrassegnati dalla lettera C.
- ⇒ Avvitare le altre viti con le rondelle e serrare tutte e 3 le viti.


Assicurarsi che le rondelle non entrino negli intagli (A, B) del supporto.

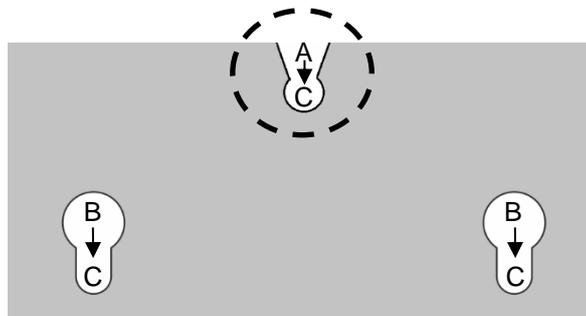


7. Far scorrere il supporto **[2]** sul vano cavi e assicurarsi che la piastra di contatto del supporto tocchi l'interno del vano cavi.

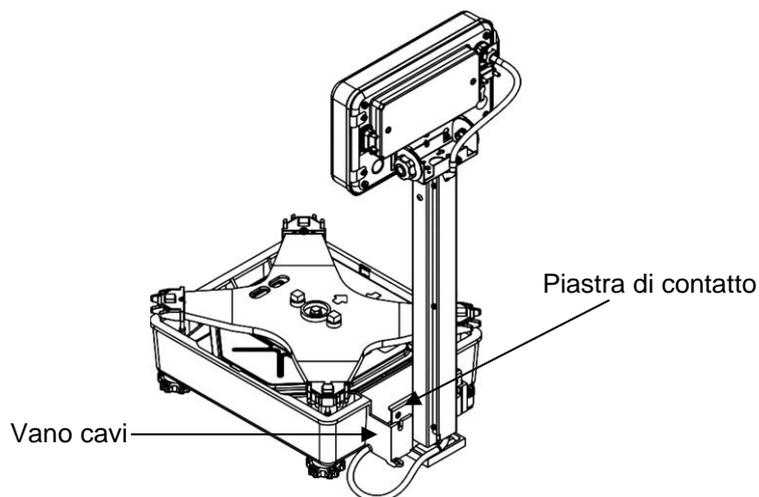

8. Far scorrere il cavo della bilancia **[5]** attraverso la tacca inferiore del supporto **[2]**.

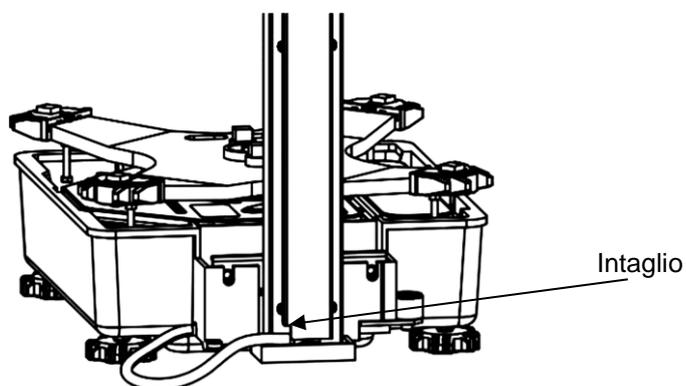


9. Rimuovere le manopole **[9]** e le piastre di fissaggio dalla staffa a parete **[8]**.

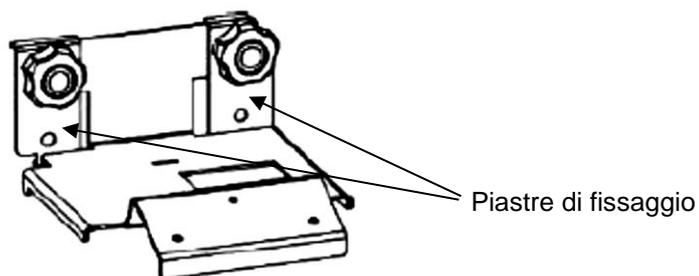

10. Agganciare le piastre di fissaggio al vano cavi e stringerle un po' manualmente utilizzando le manopole [9].


Durante questa operazione, prestare attenzione all'allineamento degli intagli nelle piastre di fissaggio.

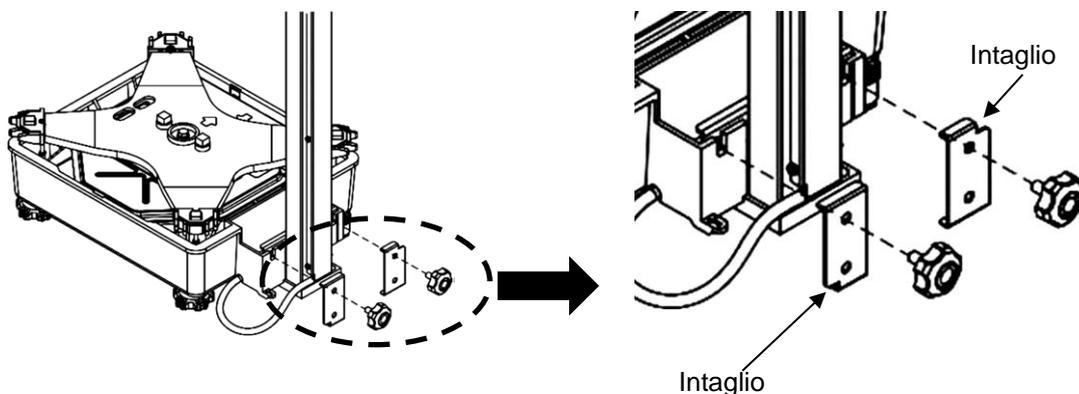


11. Avvolgere leggermente il cavo della bilancia in eccesso [5] e inserirlo nel vano cavi della bilancia.

Per evitare danni, assicurarsi che il cavo della bilancia non sia teso o attorcigliato.

12. Posizionare il coperchio sul vano cavi dall'alto, piegando leggermente i lati verso l'esterno.

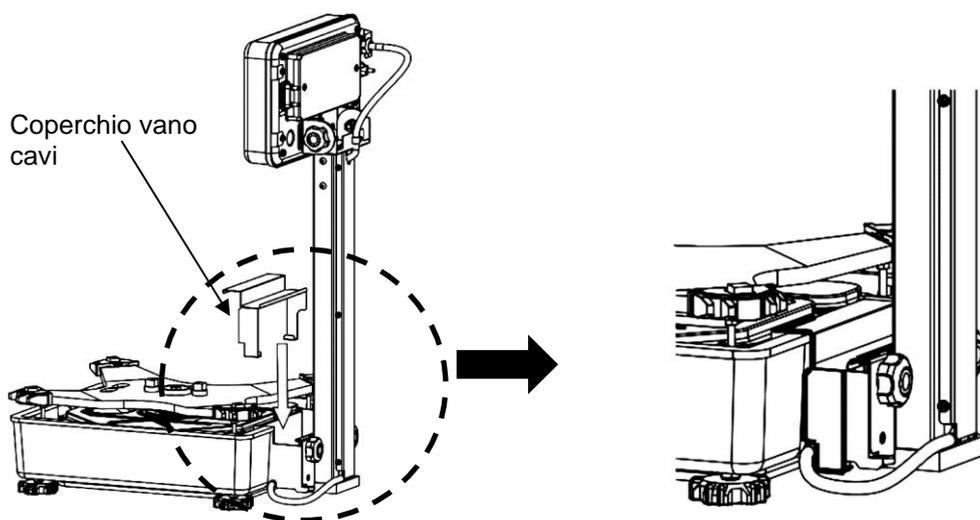

13. Inserire dall'alto la protezione della manopola sulle due manopole della staffa a parete. Il blocco è assicurato da un'apertura nella staffa a parete.

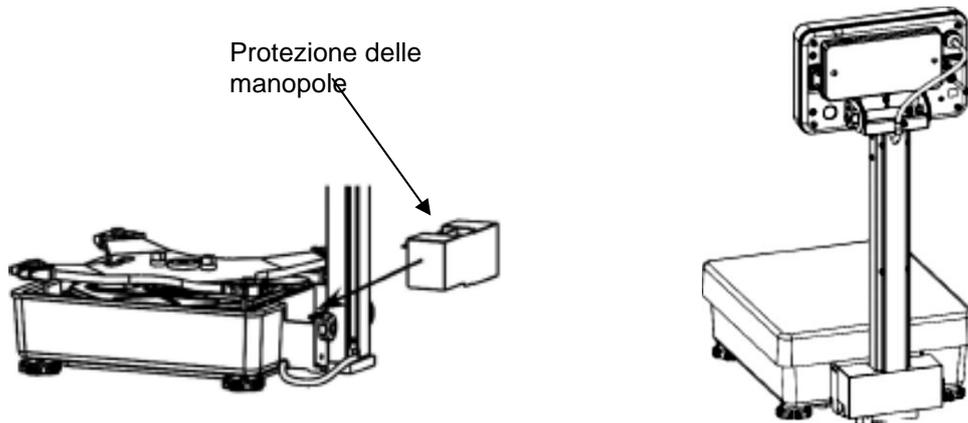

14. Riposizionare il piatto della bilancia sulla bilancia stessa.

15. Regolare l'angolo del display ruotandolo verso l'alto o verso il basso.

Disegno esemplificativo del supporto montato:



Durante il trasporto della bilancia, non tenere mai per il supporto ma solo per la piattaforma della bilancia (la parte fissa del modulo di pesatura).