

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433-9933-0 Fax.: +49-[0]7433-9933-149 Web: www.kern-sohn.com

Manual de instrucciones para la instalación del soporte

KERN PCD-A03

Versión 1.0 08/2011 E





KERN PCD-A03

Versión 1.0 08/2011

Manual de instrucciones para la instalación del soporte

Contenido de la entrega:



Nº de piezas	Componentes
1	Soporte
4	Tornillos
1	Guía del cable

Datos técnicos:

Altura del soporte	25 cm
Dimensiones	195 x 195 x 250 mm

Montaje:

Existen varias posibilidades de uso del soporte PCD-A03:


Posibilidad 1:

El soporte se coloca sobre una base junto a la balanza.

Posibilidad 2:


El soporte se instala junto a la plataforma de la balanza.

Quitar los 4 tornillos de la parte inferior del display y sacar la protección de plástico [1].

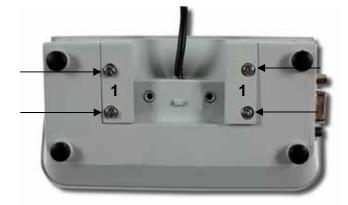


⇒ Conectar el display con el soporte uniendo ambos, como se indica en el dibujo.

Asegurarse que el cable pase por la apertura prevista a tal efecto [2].

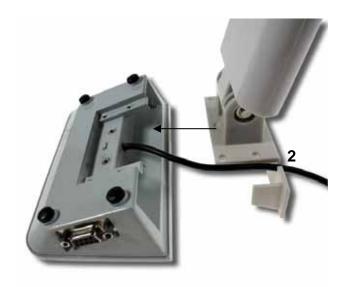


⇒ Apretar los 4 tornillos.

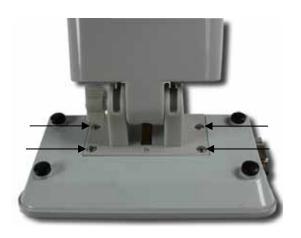

Posibilidad 1:

 ⇒ Colocar el cable detrás del soporte en las ranuras previstas y atornillar la guía del cable con 4 tornillos.

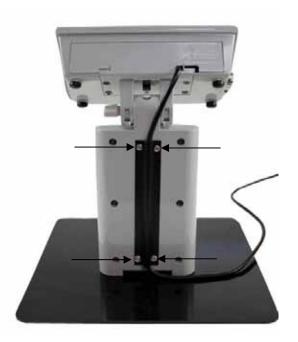



Posibilidad 2:

⇒ Ajustar 2 tornillos en la parte inferior de la base




⇒ Unir el soporte a la pletina situada en la plataforma introduciéndolo en ella.



PCD-A03-IA-s-1110 5

⇒ Apretar los tornillos.

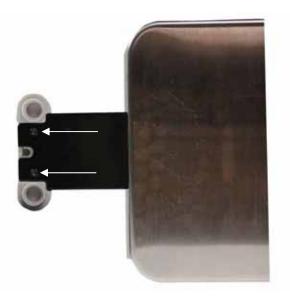

⇒ Colocar el cable detrás del soporte en las ranuras previstas y atornillar la guía del cable con 4 tornillos.





PCD-A03-IA-s-1110 7